

NMR システムのシャットダウン方法

停電等でシステムを終了させるときは、以下の手順で行ってください。

最初にホストコンピューターをシャットダウンし、周辺機器、コンソール、コンソールの周辺機器、コンプレッサーの順に停止させます。

(1) VnmrJ を終了します。

- ① システムステータスの表示が **Idle** (緑色) である (測定等を行っていない) こと、**VT** が **Off** となっている (温度コントロールされていない状態である) ことを確認してください。
- ② VnmrJ ウィンドウ左下にあります「**File**」をクリックし、現れますプルダウンメニュー一番下の「**終了**」をクリックしてください。
→VnmrJ が終了し、ウィンドウが閉じます。

(2) 画面左上にあります「**Action**」(OS のバージョンにより若干異なることがあります) をクリックし、現れますプルダウンメニューから「**Shutdown**」を選択してください。確認画面が表示されますので、「**Shutdown**」を選択しますと、ホストコンピューターがシャットダウンし、電源が切れます。

画面表示が消えること、ホストコンピューター前面にありますスイッチの緑色のランプが消えること、ディスプレイ右下のランプが「青色」から「橙色」にかわることをご確認ください。

(3) ホストコンピューターの周辺機器 (ディスプレイ、プリンターなど) の電源を切ってください。

(4) コンソールの電源を切ってください。400-MR ではコンソール背面下方のレバーを下げます。

(5) コンソール周辺機器 (ProTune 等) の電源を切ってください。
(VNS ではニューマティックルーター、RF フロントエンドが該当します。)

(6) コンプレッサー (などの NMR 周辺機器) の電源を切ってください。

2011 年 3 月 15 日

アジレント・テクノロジー(株)