



1. ストレーナの清掃をお願いします

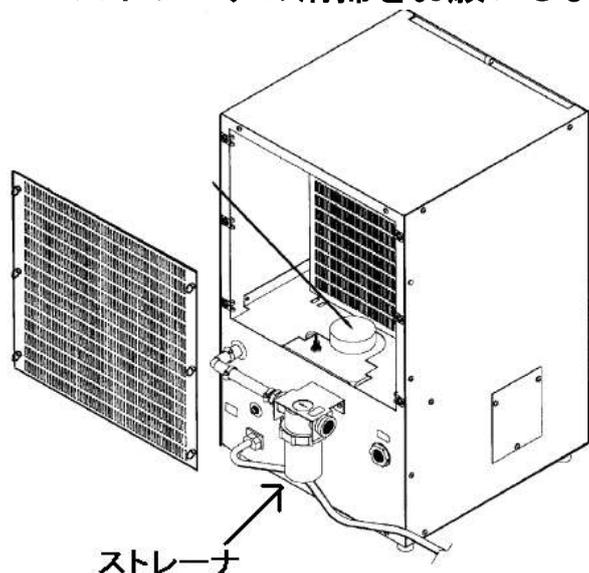

2. ヒート エクスチェンジャー 吐出圧調整方法

Safety By-Pass Relief Valve Adjustment Procedure

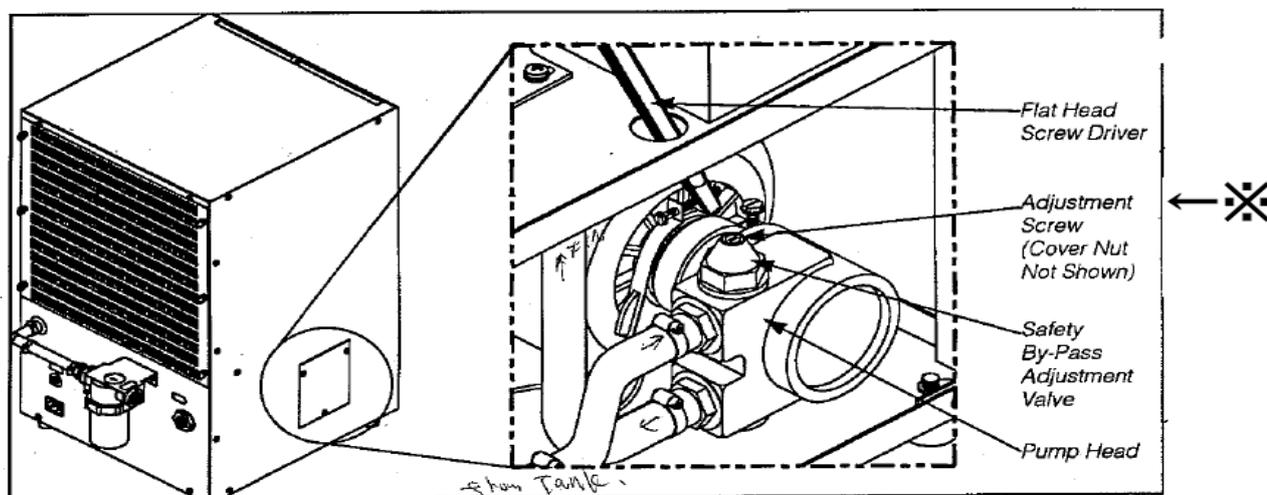

上

✖ Adjustment Screw で調整します

- ① 六角の袋ナット（キャップ）を外してください。ナットを外すと、Screwが見えます。
- ② マイナスドライバーで Adjustment Screw を「時計方向」に回します。
 - ・ 流量を増やす → 時計方向に回転します。
 - ・ 流量を減らす → 反時計方向に回転します。
- ③ 装置操作画面で冷却水流量メータを見ながら1.5 L/min程度に調整します。
 - ・ プラズマが点火した状態（または、ChemStationのバージョンにより、スタンバイでメンテナンスーサンプル導入系で手動で冷却水を流せます。

装置操作画面>>メーター>>メーターパネル表示 で、“冷却水RF/TP” にチェックを入れ、メーターを表示させます。