

Heat Exchanger (G1879B) の吐出圧調整

1. 天板を外します。天板の背面側のネジ2本を外します。



2. 天板の背面側を少し引き上げ気味にし、スライドさせる様に外します。



3. 側面の板を外します。引き上げると外れます。



4. 本体内部、右側、底部にポンプヘッドがあります。ヘッドの頭頂部、ネジを(-)ドライバで回し吐出圧力を調整します。右回転で圧が上昇し、左回転で低下します。



5. 側面の板をはめ込み -> 天板の順に固定します。

天板前面の T 字状のカギを外れないように差し込みます。



6. 背面の固定ネジ2本を締めます。

