



## GPIB ボードの取り付け方法

ご不明な点は、カスタマコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

 **0120-477-111**

 **0120-565-154**

**E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)**

**<http://www.agilent.com/chem/ip>**



電源がオフの状態、コンピュータ背面に取り付けられているケーブルを全て外します。



作業しやすい机の上などにコンピュータを移動させます。

○印の場所に、カバーを取り外すためのカバーリリースラッチがあります。




カバーリリースラッチを矢印の方向にスライドさせると、カバーが外れます。




カバーが外れた状態です。  
□の部分をライザーケージと呼びます。



ライザーケージハンドルを回転し、垂直に立てます。

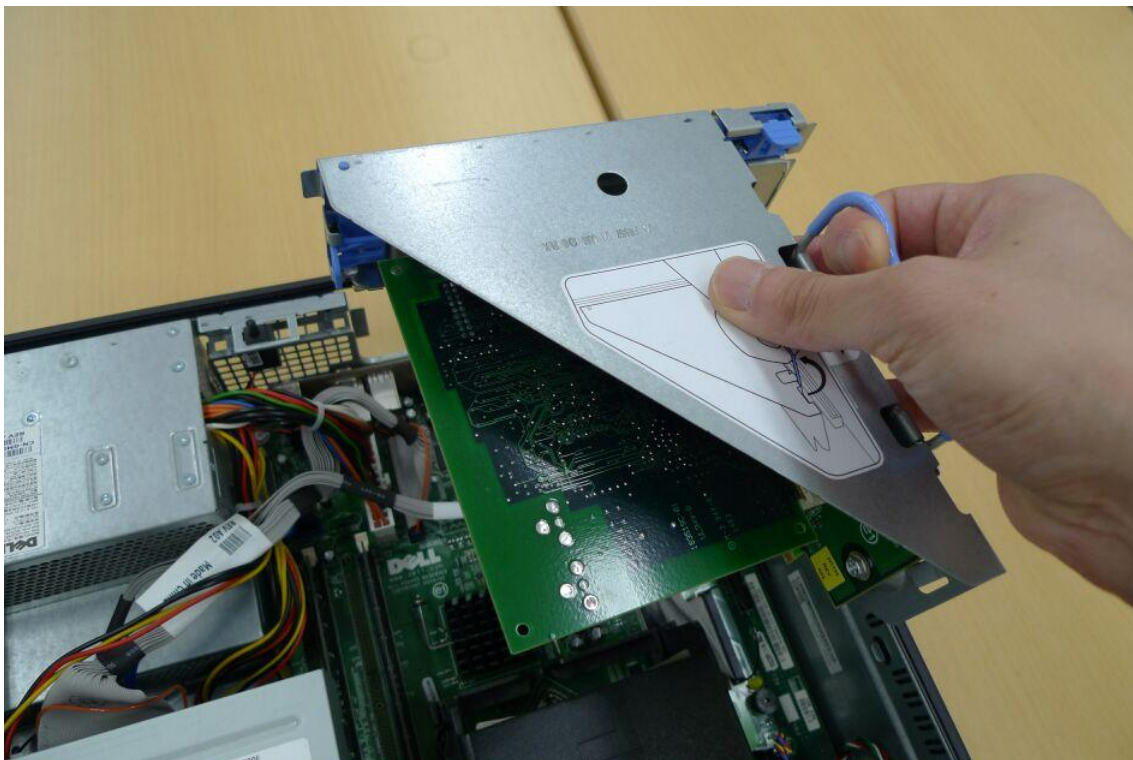

ライザーケージハンドルを慎重に持ち上げ、ライザーケージをコンピュータから取り外します。

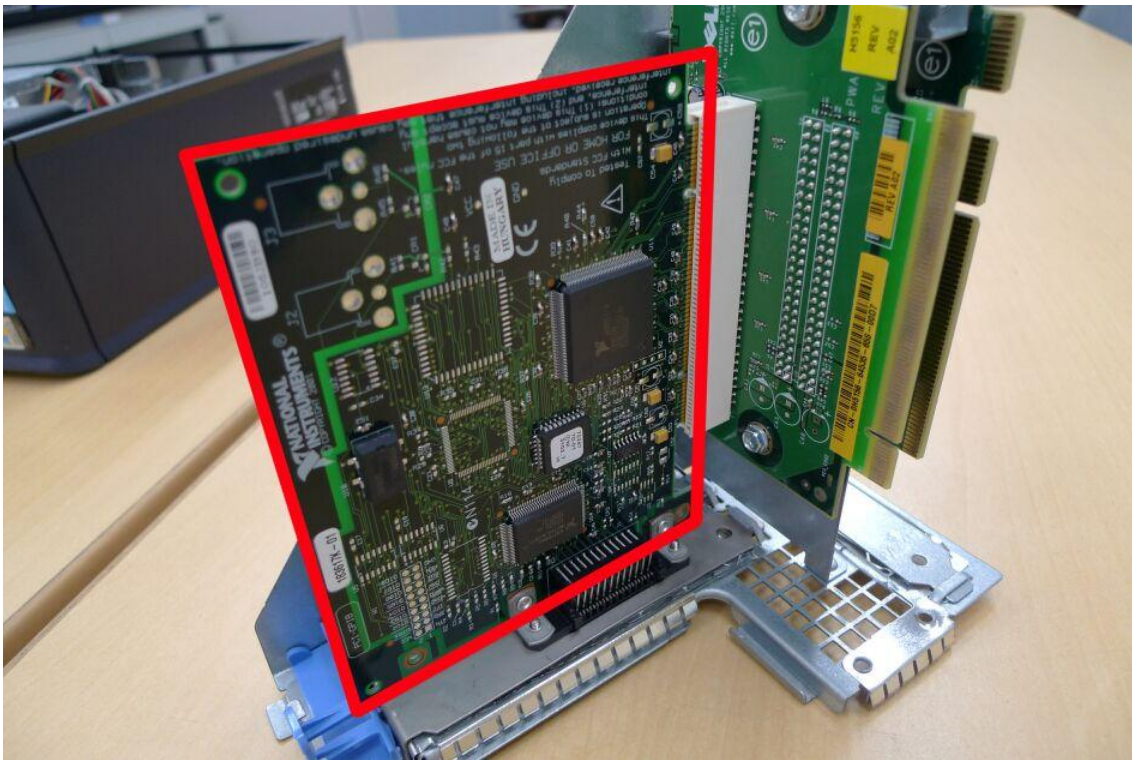


□の部分で GPIB ボードです。

GPIB ボードがライザーケージにしっかりと挿入されていないと、通信不良を起こします。




少し外れかけている状態

黄色い端子部分が見えています。

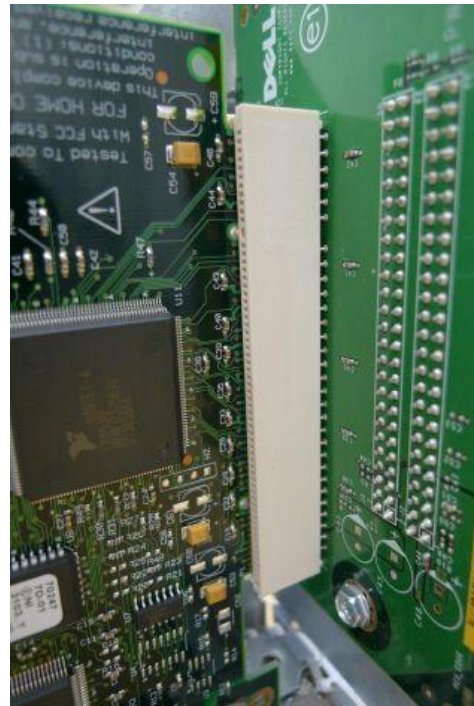


しっかりと挿入されている状態


黄色い端子部分は見えていません。

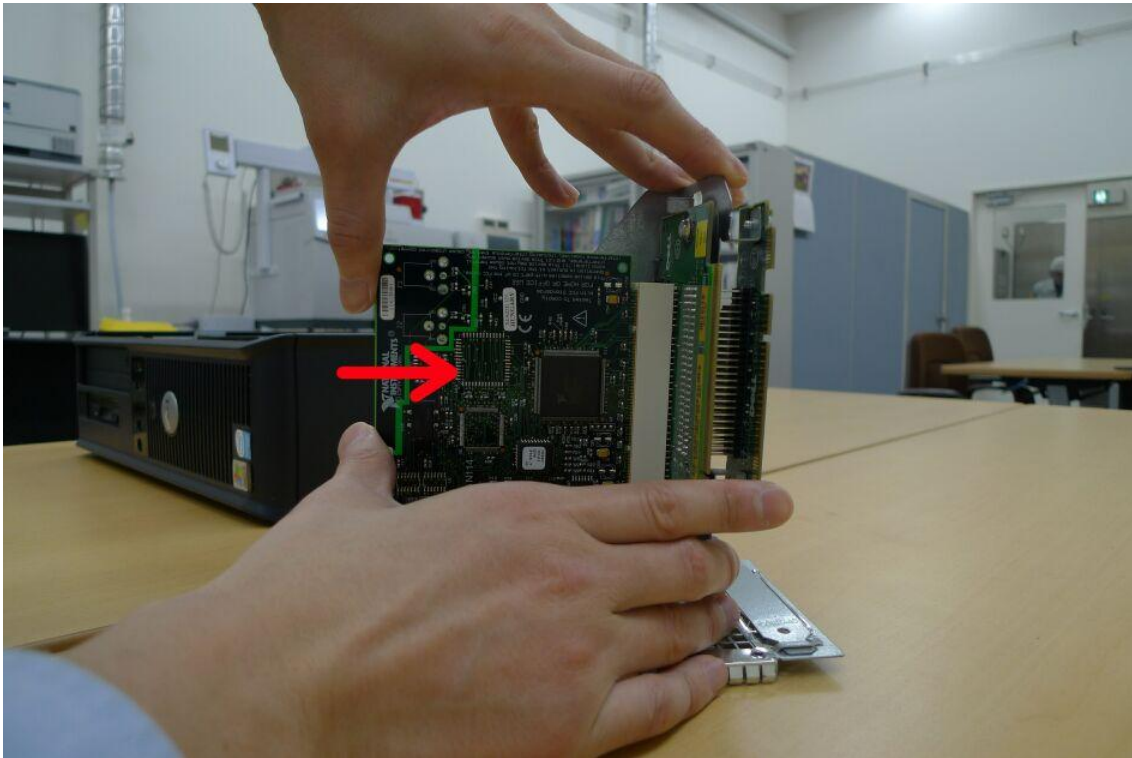

GPIB ボードがしっかりと挿入されていない場合は、矢印方向に押し込みます。

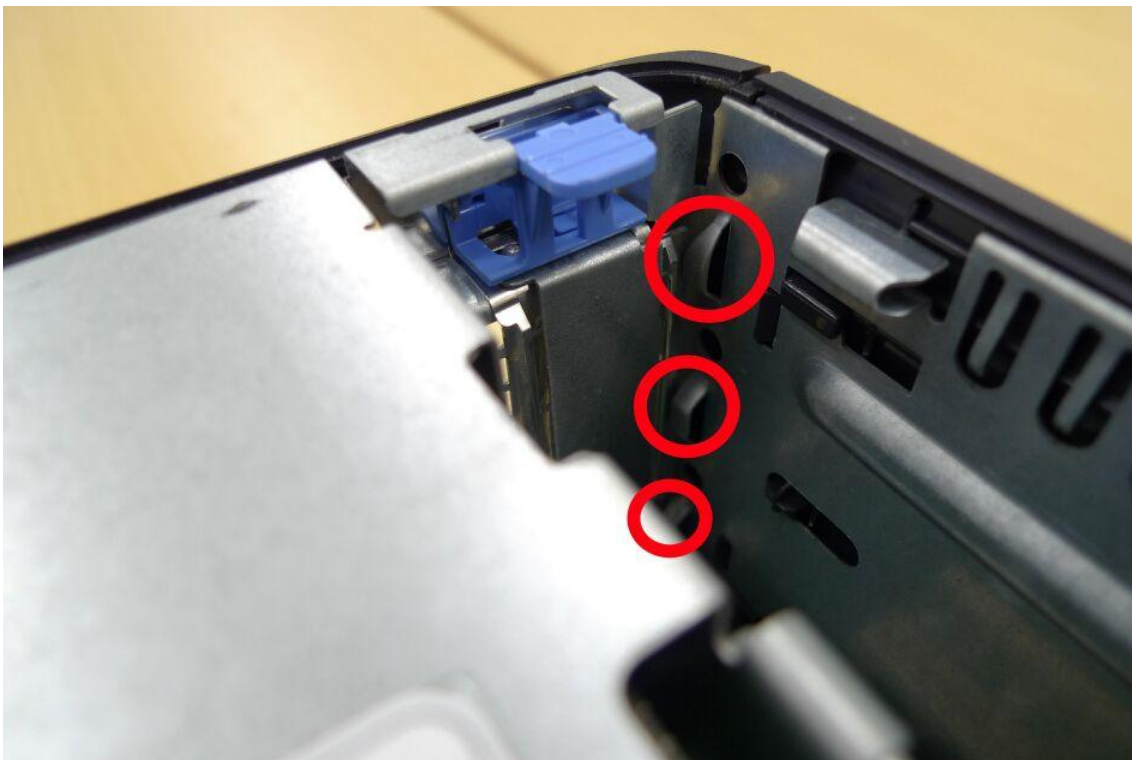

○印の部分のレールに沿うように、ライザーケージをコンピュータに戻します。

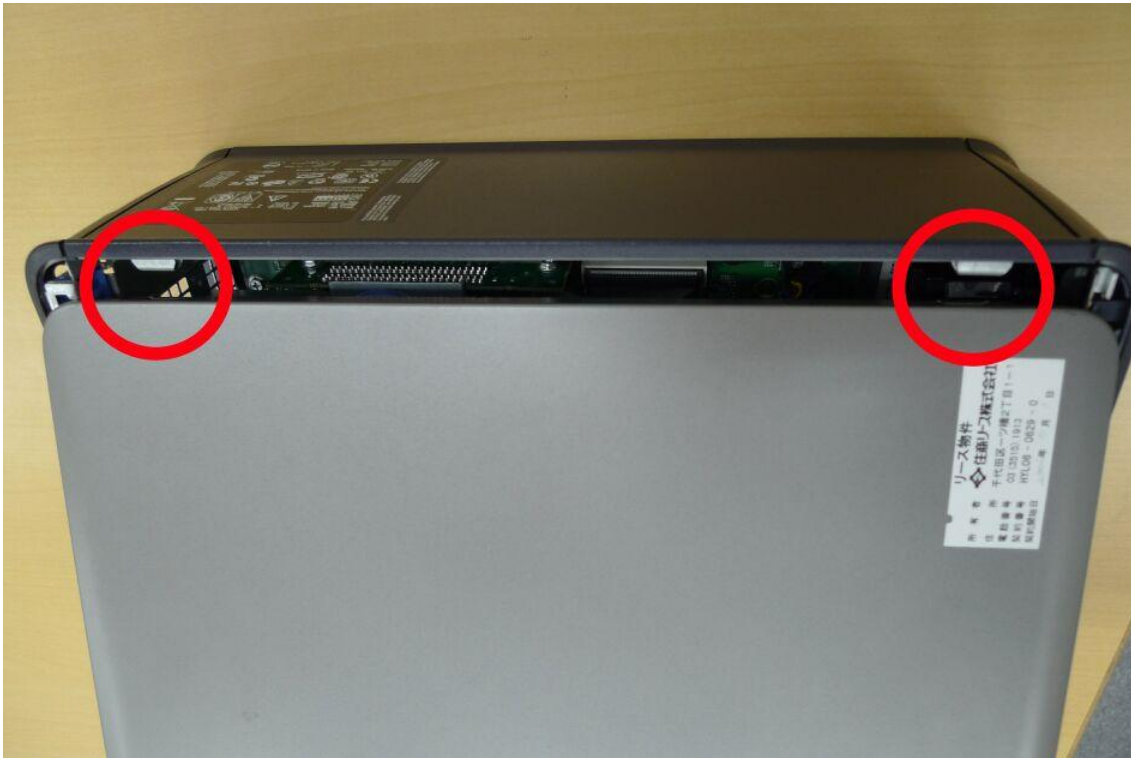


カバーを元に戻します。

コンピュータには突起、カバーには穴があります。凹凸が合うように取り付けます。


コンピュータを元の場所に戻し、全てのケーブルを取り付けます。

コンピュータを起動し、ソフトウェア正常に動作すれば作業は完了です。

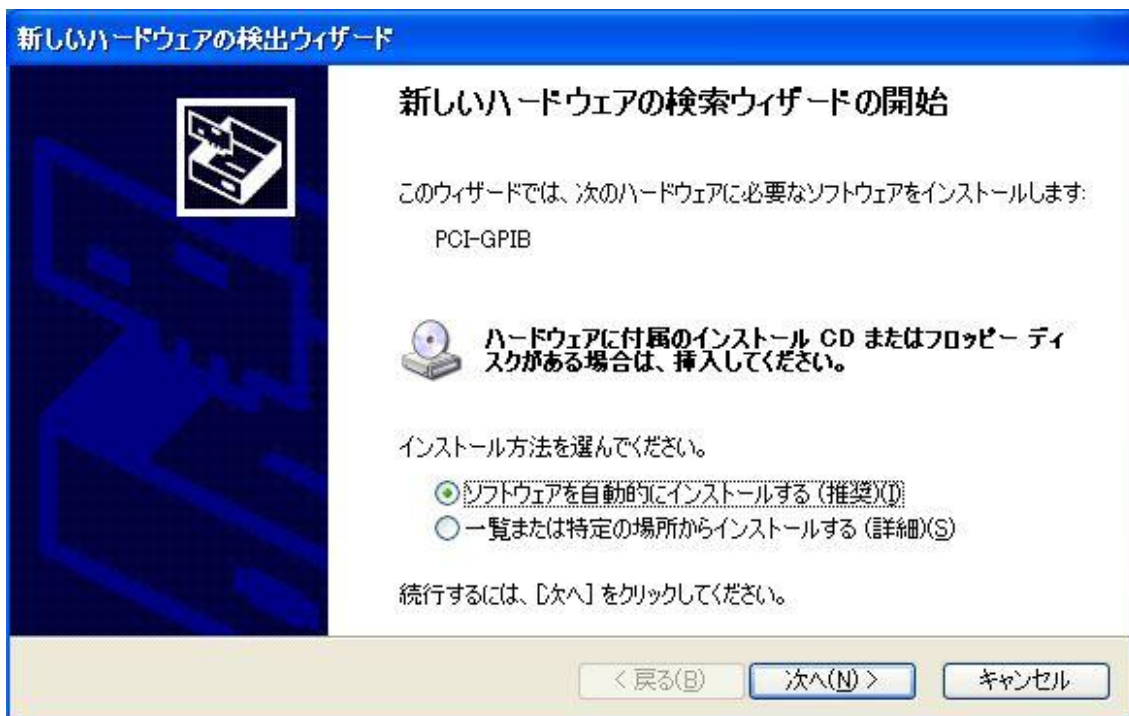

GPIB ボードの作業後にコンピュータを起動すると、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が始まることがあります。

この画面が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

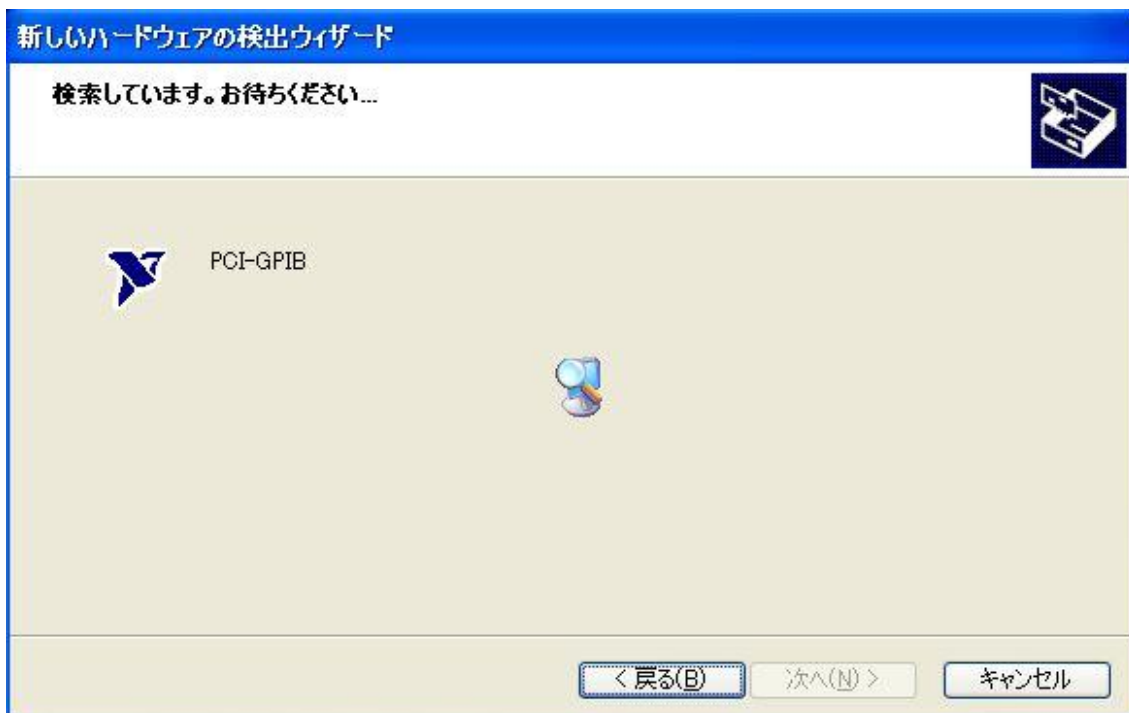

自動的にソフトウェアを検索中です。





この画面が表示されればインストール完了です。「完了」ボタンを押します。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」のスタート画面が異なる場合があります。以下のメッセージが表示された場合は、「**○**いいえ、今回は接続しません (T)」を選択し、「次へ」をクリックします。

ソフトウェア検索のため、**Windows Update** に接続しますか？

- はい、今回のみ接続します (Y)
- はい、今すぐおよびデバイスの接続時には毎回接続します (E)
- いいえ、今回は接続しません (T)