

化合物名を表示させる方法


データ解析画面でキャリブレーションテーブルを作成し、グラフィックスのシグナルオプションで設定します。



- ①「キャリブレーション」>「新しいキャリブレーション...」を選択してください。
- ②次に、「自動設定」「デフォルトアmount 0.00」のままOKを押してください。

#	RT	シグナル	化合物名	レベル	アmount [ng]
1	0.383	FID1 A	PEAK1	1	10
2	1.652	FID1 A	PEAK2	1	10
3	2.218	FID1 A	PEAK3	1	10
4	2.255	FID1 A	PEAK4	1	10
5	2.516	FID1 A	PEAK5	1	10

- ③化合物名を入力してください。
- ④「グラフィックス」>「シグナルオプション」にて化合物名にチェックを入れてください。

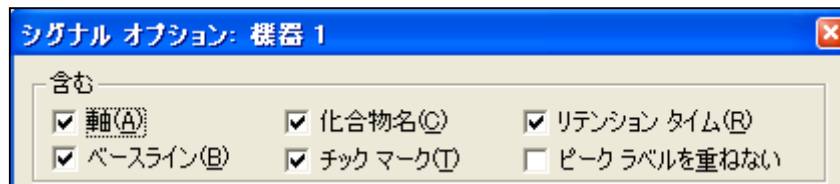

- ⑤最後に、「ファイル」>「保存」>「メソッド」を選択してください。
- ⑥保存後に、「レポート」>「レポート印刷」を選択してください。