


<LCMS System を LC のみで使用方法>

以下の手順で、MS の電源を落とした状態でも、ChemStation で LC をコントロールすることが可能です。


1. スタート/すべてのプログラムにあります、**Configuration Editor** を起動します。
最初に表示されます、MS の IP Address をメモしておく、後にコンフィグレーションを戻す際に便利です。

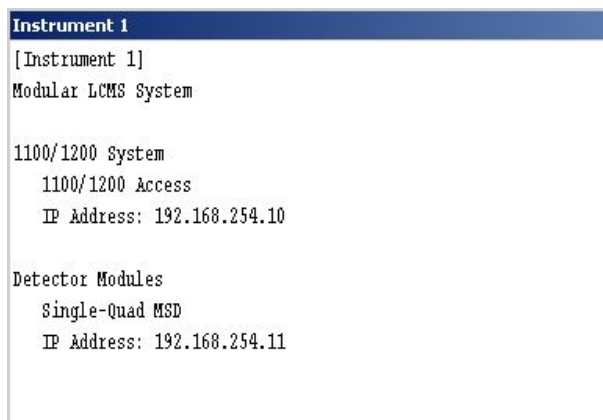


2. **Configure/Instruments** を選択します。




3. 以下の設定にし、**OK** を押します。

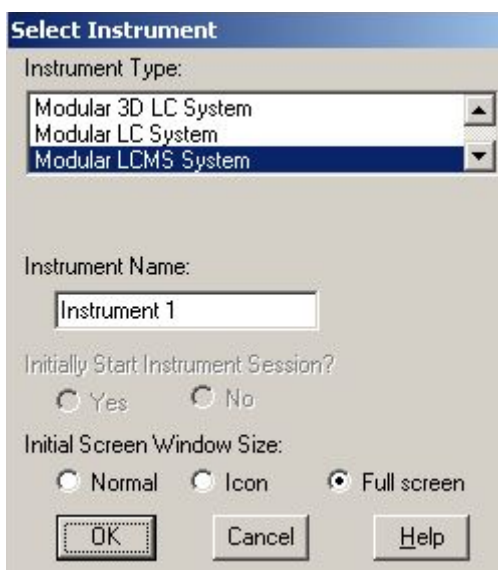

- 以下の MSD を選択して、右側の Delete ボタンを押し、OK を押します。

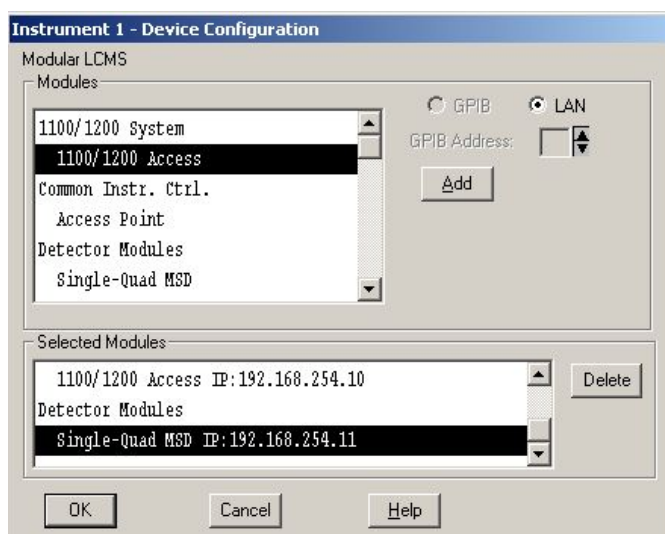

- 以下のように LC のみがコンフィグレーションに残ります。

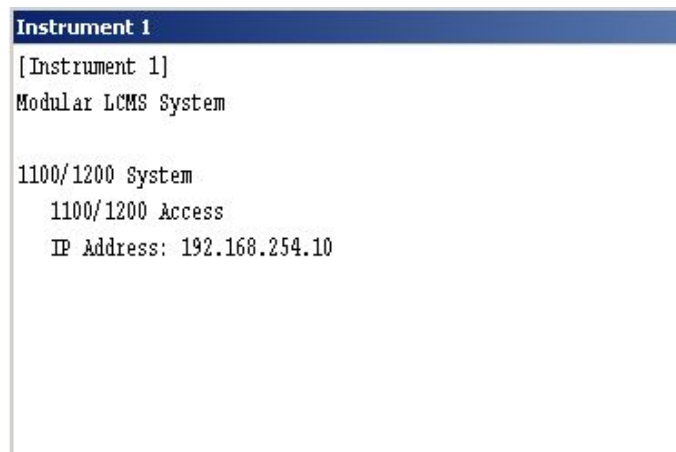


- File より Save を選び、閉じます。
- 次に、LC~MS 間の Remote Start Cable を外し、ChemStation (Online) を起動します。

<補足>

再度コンフィグレーションを戻す場合、前述の 4.の表示にします。

Device Configuration を表示させ、Single-Quad を選択し、右にある Add のボタンを押します。

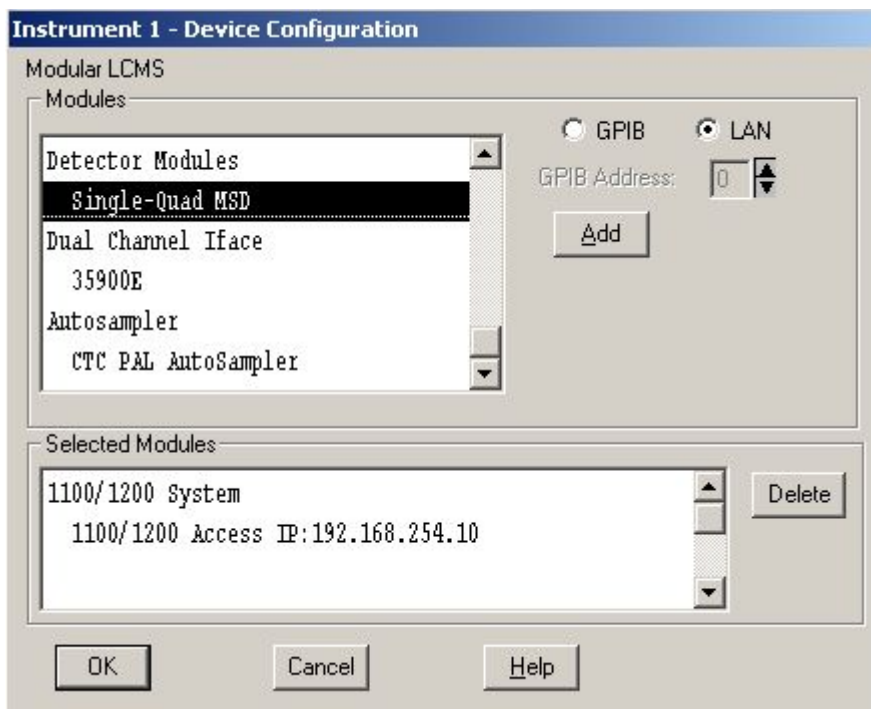

IP Address を入力し、OK ボタンを押します。



以降は先の 6 のように保存を行い、最後に Remote Start Cable をつなぎます。

Remote Cable を接続しないと、MS のデータ取り込みが出来ません。