


## 「〇〇ランプの mA 時間を超えました。」のメッセージを消す方法

ランプを交換した場合など積算点灯時間を初期化する際は下記手順に従いリセットします。


1. Spectr AA トップ画面を開きます。管理を選択します。

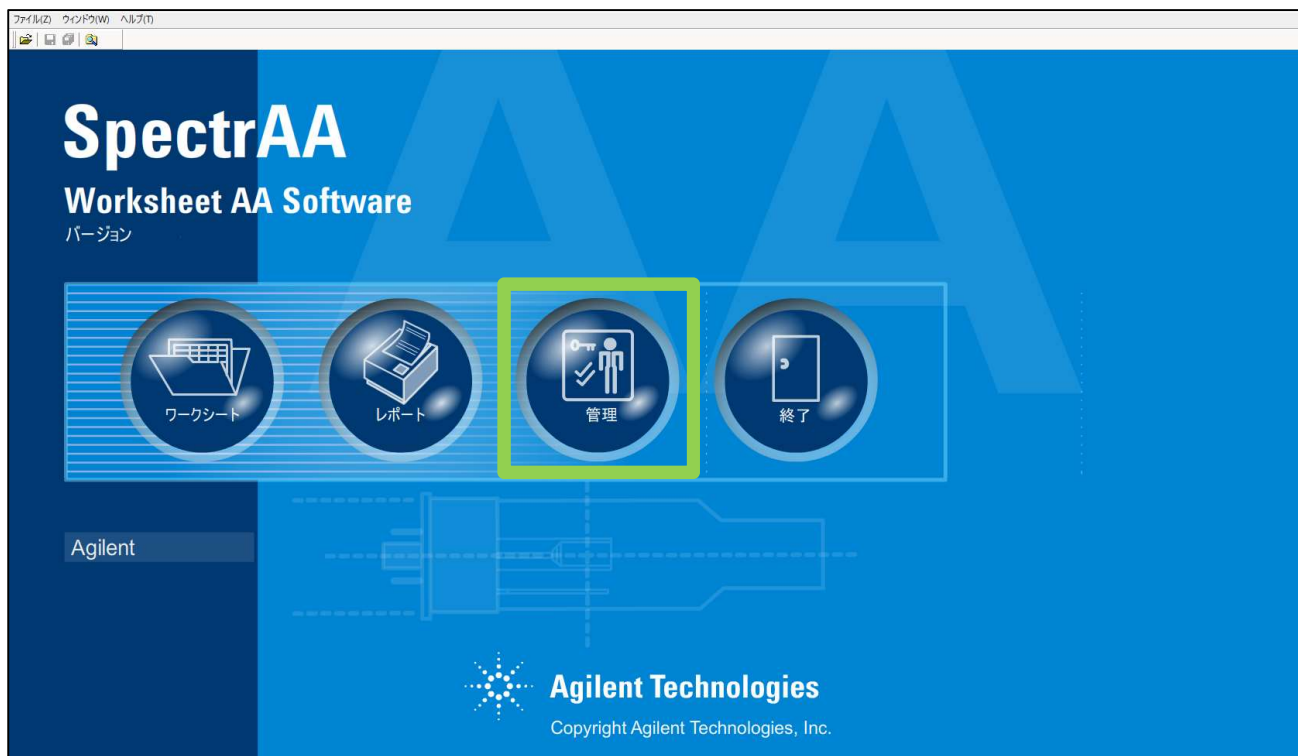


2. 使用カウンタを選択します。



- ランプ一覧から対象のランプ・積算点灯時間（mA 時）を確認します。  
対象のランプを選択し “選択したランプのリセット” を押します。

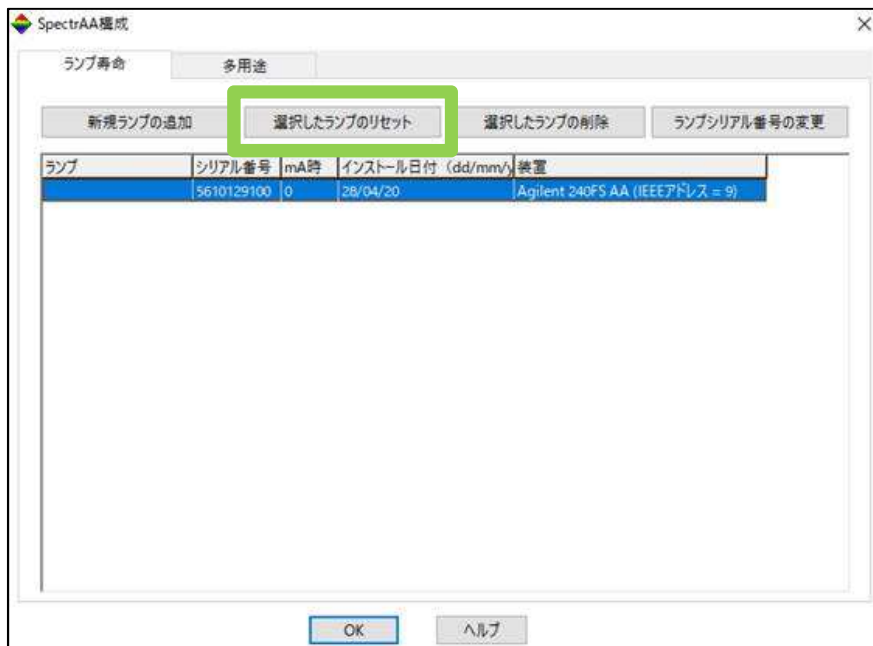

- 新しいランプのシリアル番号を入力し OK を押します。

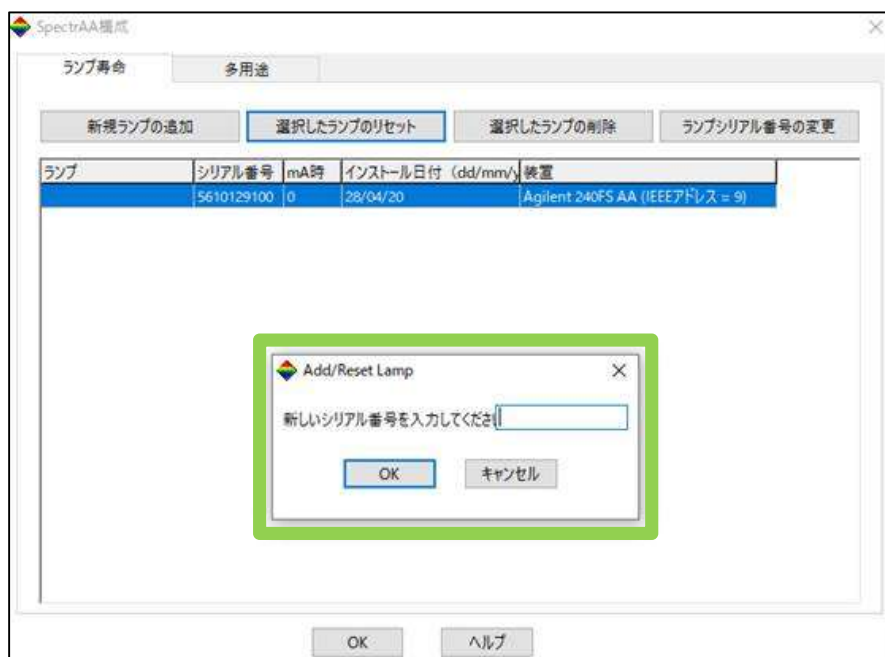

- ランプの点灯時間がリセットされていることを確認します。