


MassHunterAcquisition ソフトウェアのログブック確認方法

- 1) MassHunterAcquisition ソフトウェアを起動します。
- 2) 赤く囲った本のマークのアイコンをクリックすると現在のログブックが開きます。



- 3) 表示されたログブックのタイムスタンプからエラーが起きた日時を確認することも可能です。

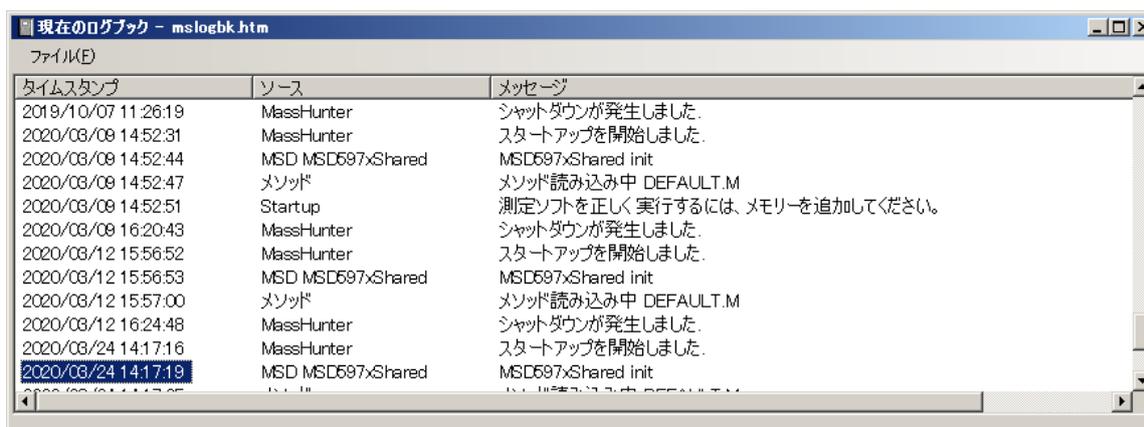

- 4) 過去のログブックを確認したい場合には、開いたログブックの「ファイル」メニューから過去のログブックファイルを開くことで確認が可能です。過去のログブックは、
「D:\MassHunter\GCMS\X\mslogbook_history」(Xはコンフィグしている機器番号)
に保存されています。