

Ion polarityを変更する方法

MZ	RT	Criteria
271.0318	0.650	
279.0910	2.200	
311.0809	2.800	
254.0594	0.900	

Name	TS	Scan	Type	MZ	RT	Criteria
Sulfamethizole	1	Ms2Scan	Target	271.0318	0.650	
Sulfamethazine	1	Ms2Scan	Target	279.0910	2.200	
Sulfadimethoxine	1	Ms2Scan	Target	311.0809	2.800	
Sulfamethoxazole	1	Ms2Scan	ISTD	254.0594	0.900	

Ion Polの欄が表示されていない場合、
右クリックでメニュー表示し、Add Columnを選択します。

Ion Polarity
Ion Source
ISTD Cmpd. ID
ISTD Compound Name

Name	TS	Scan	Type	MZ	RT	Criteria	Ion Polarity
Sulfamethizole	1	Ms2Scan	Target	271.0318	0.650		Positive
Sulfamethazine	1	Ms2Scan	Target	279.0910	2.200		Positive
Sulfadimethoxine	1	Ms2Scan	Target	311.0809	2.800		Positive
Sulfamethoxazole	1	Ms2Scan	ISTD	254.0594	0.900		Positive

プルダウンで編集が可能です。