

SPS4 のステータスがオフラインになり通信が出来ない。

SPS4 通信用の USB ケーブルが ICPOES 本体、もしくは PC に接続されている場合で対処法が異なります。

- ・ 共通確認事項

- ・ ICP Expert ソフトウェア上で通信設定が OFF になっていないか。
- ・ SPS4 の電源が OFF になっていないか。
- ・ ICP Expert ソフトウェアをデモモードで実行していないか。
- ・ SPS4 と PC 間、または SPS4 と装置間の USB ケーブルが外れていないか。


- ・ 本体に接続されている場合

ICPOES 本体→SPS4→ICP Expert の順に再起動して下さい。


- ・ PC に接続されている場合

1. ICP Expert ソフトウェアで通信設定を確認する。
ICP Expert を起動してください。

ファイル→オプションを選択します。

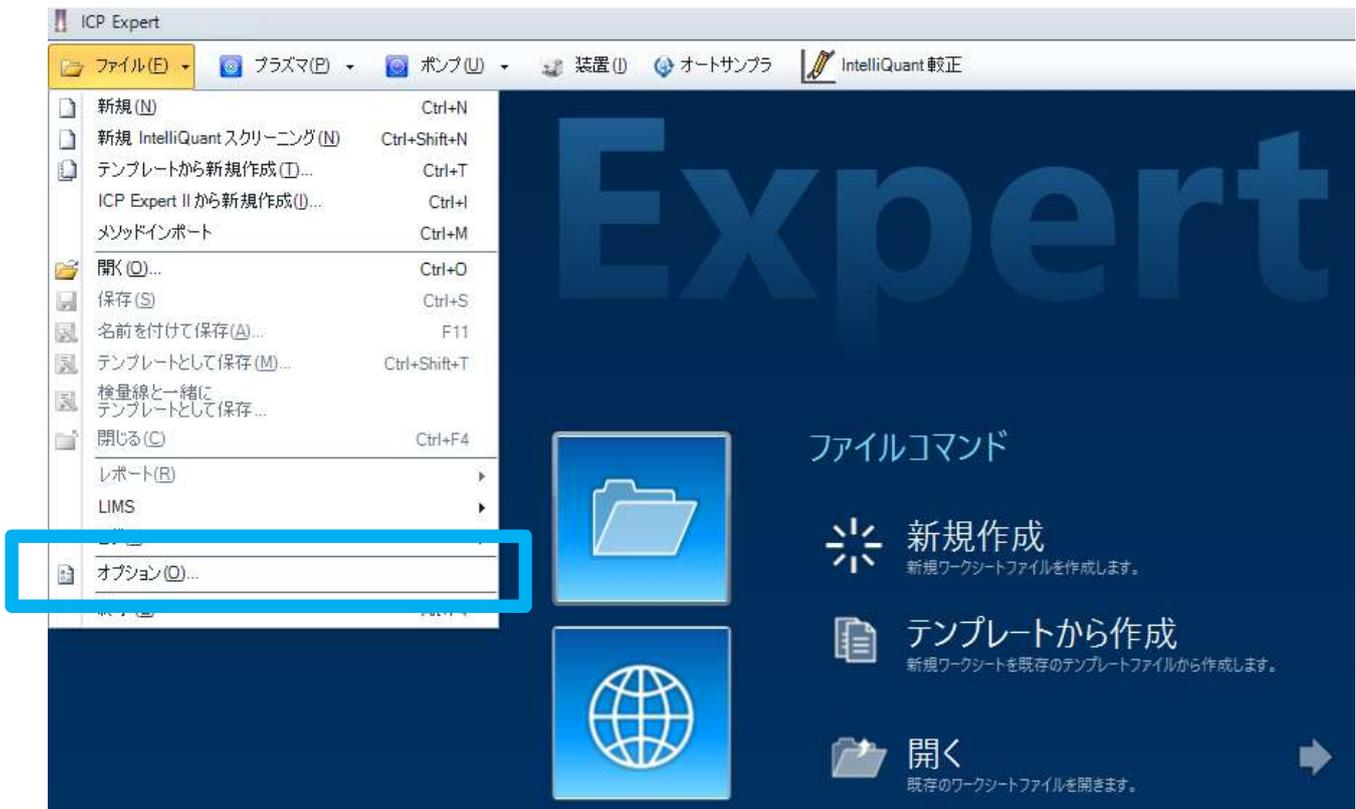

2. 全般画面下側のオートサンプリングの項目を参照します。
 1. PC ポートに接続 の項目にチェックが入っていることを確認します。
 2. COM ポートのプルダウンの一覧から一旦別の項目（例えば COM1 など）に設定し、OK を押します。

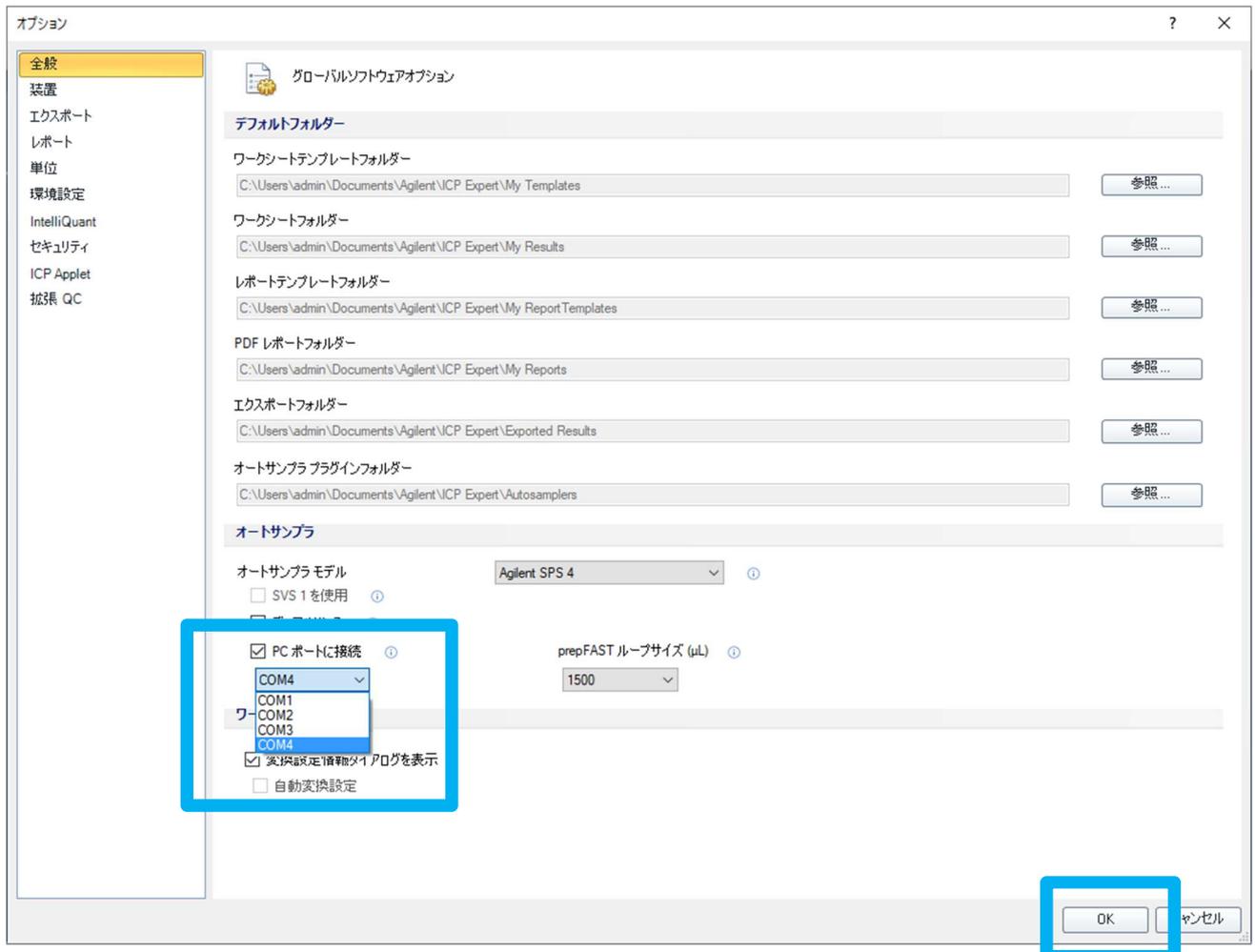

3. 再びオプション - 全般画面から COM ポートの設定をもとに戻し、OK を押します。
4. SPS4 の初期化が開始され、ステータスがアイドルになることを確認して下さい。

ステータス: **アイドル**

チューブに移動

ラック: ラック1

チューブ: 1

グローブを移動して下げる

グローブコマンド

リンス

リンス2

上に移動

下に移動

パーク

リセット

グローブコントロール

深さ (mm): 155

速度: 標準 粘性

リンスポンプコントロール


速度: 標準

ツール

1ページ

ラックタイプを変更するには、表示を右クリックします。

- COM の設定はデバイスマネージャから確認して下さい。
図では COM4 が該当します。

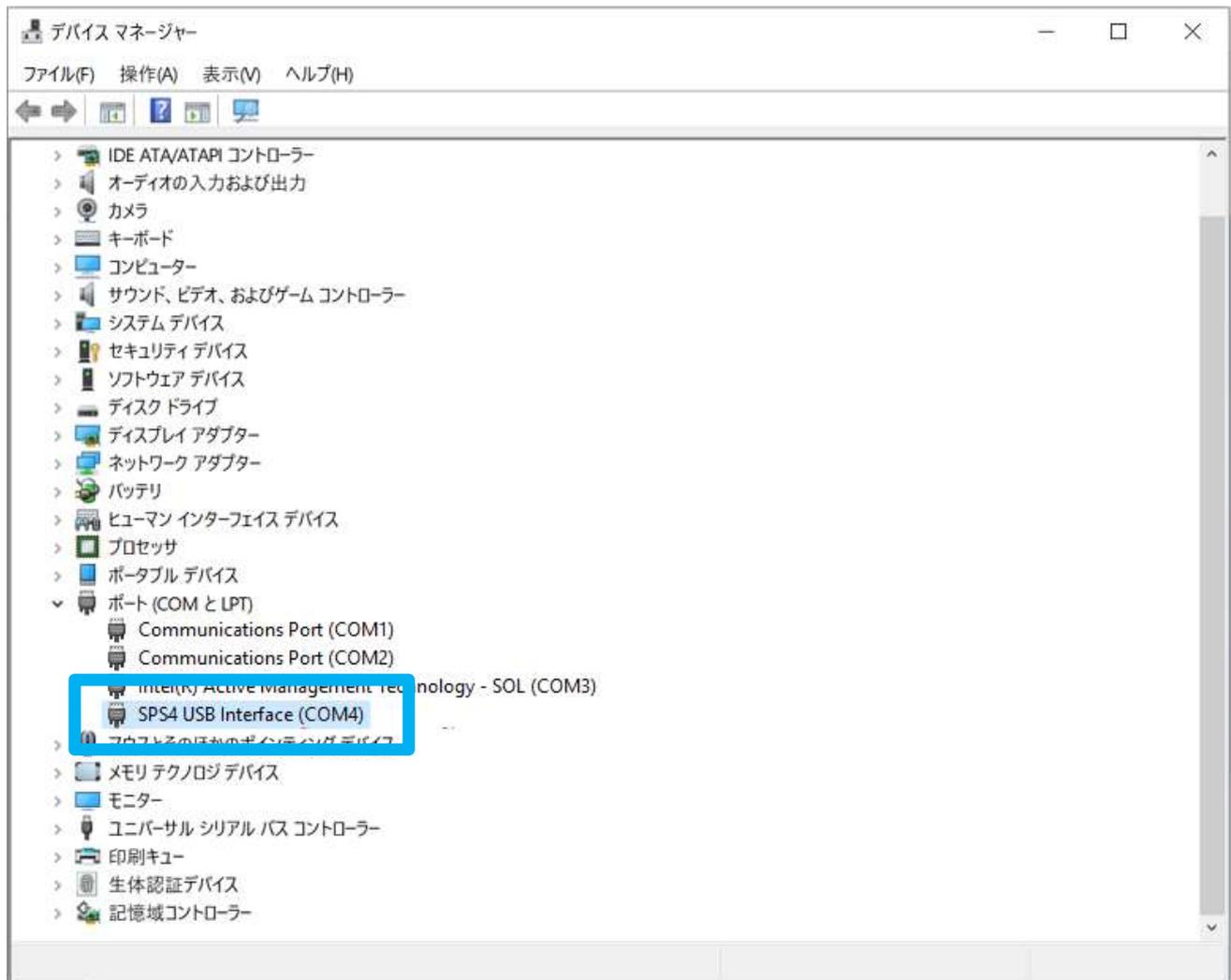

改善が見られない場合は、コンタクトセンタまでお問い合わせください。