
① ケミステーション

(Aver) C:¥HPCHEM¥CORE¥Shutdown.MAC を

(Bver) C:¥CHEM32 ¥CORE¥Shutdown.MAC を
メモ帳で開き以下のように修正してください

<修正前>

```
name shutdown
local reply$

print NLSCoreUtil$("ShutdownMsg")
!!!! Do your own commands here
STANDBY
! switch off FLD lamp
if dev1046FLD = 1
  if _offline = 0
    reply$ = SendModule$ ("FLD", "LAMP=0")
  endif
endif
print NLSCoreUtil$("ShutdownMsg")
endmacro
```

<修正後>

```
name shutdown
local reply$

print NLSCoreUtil$("ShutdownMsg")
!!!! Do your own commands here
!STANDBY
PumpAll off
LampAll off
! switch off FLD lamp
if dev1046FLD = 1
  if _offline = 0
    reply$ = SendModule$ ("FLD", "LAMP=0")
  endif
endif
print NLSCoreUtil$("ShutdownMsg")
endmacro
```

②シーケンスパラメータで、ポストシーケンスコマンド/マクロのチェックを入れ
macro “shutdown.mac” ,go を選択してください。