


## GC、オートサンプラー、ファームウェアアップデート手順 6/11/2007

このドキュメントは、ChemStation と Agilent 製分析装置を LAN 接続したシステムのファームウェアをアップデートする手順について記述したものです。

本ドキュメントの手順は、お客様にて実施していただく際の手順を説明したもので、お客様での確認を強要するものではありません。実施可能な場合の参考にしてください。お客様のご希望により出張での確認・修理を依頼される場合は、お気軽にご依頼ください。

アジレントテクノロジー（株） : コールセンター  0 1 2 0 - 4 7 7 - 1 1 1

### 1 . GC 本体の IP アドレスの確認

GC 本体のキーボード操作によりご確認ください。

「OPTION」 > 「Communication」を選択し「ENTER」を押してください。

-----LAN-----

IP : \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\* が IP アドレスになります。

### 2 . セットアップファイルの準備

下記の Web サイトからプログラムをダウンロードしてください。

<http://www.chem-agilent.com/>

サポート テクニカルサポート ダウンロードとユーティリティ ファームウェア  
GC と GC/MS

[GC firmware update utility A.01.05](#)

SETUP.EXE をダウンロード


Setup.exe ファイルをデスクトップ画面にコピーしてください。

デスクトップ画面の setup アイコンを W クリックしてインストールしてください。

( 初期設定のまま、全て Next ボタンで進んでください )

### 3 . Firmware Update プログラムを立ち上げ

GC 本体の電源を入れなおしてください。

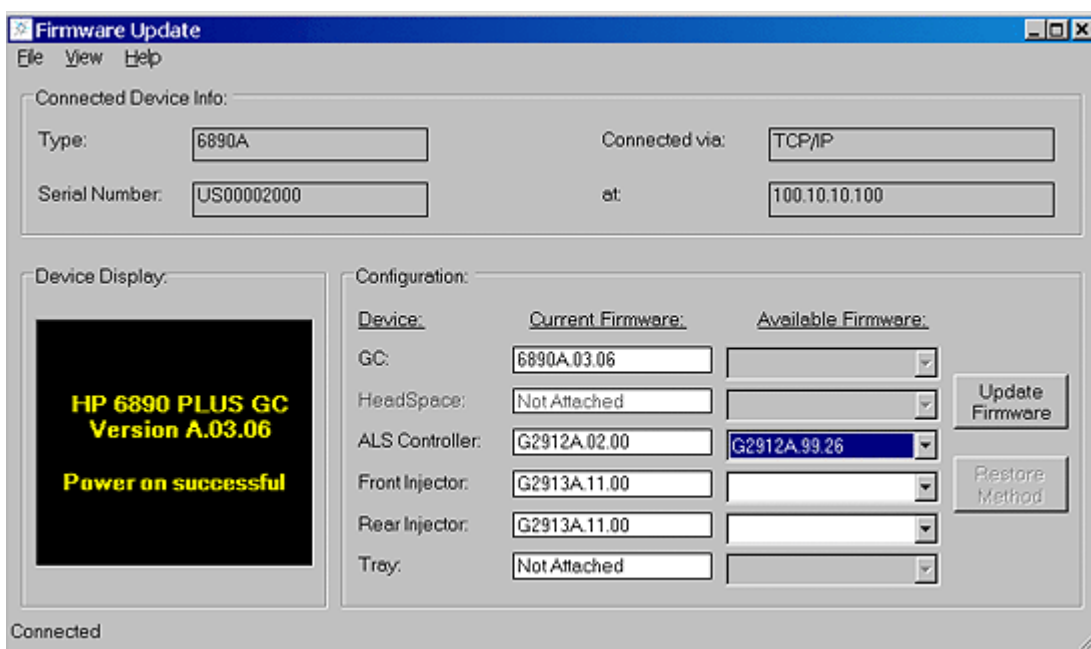

デスクトップ上にできた GCfirmware アイコンを W クリックしてください。

上記画面の「File」>New connection を選択してください。

Device > GC > 6890 を選択してください。

LAN にチェックを入れて、IP に 1. で確認した GC の IP アドレスを入力ください。  
(GC 表示が、010.010.010.101 の場合は、入力は、10.10.10.101 としてください)

「Connect」ボタンを押してください。

### 4 . Firmware Update 実施

Device : Tray の表示で Current Firmware を確認ください。

Avairable Firmware から A.02.01 を選択してください。

「Update firmware」ボタンを押してください。

「Uploading New Firmware」と表示されれば、Update 実行中です。

(GC 本体の表示も Uploading New Firmware になります。)

「Upload complete」と表示すれば終了です。

### 5 . 再起動実施

Firmware Update プログラム画面を閉じてください。

GC 本体の電源を入れなおしてください。