


## Varian 製 四重極 MS の停止方法(対象:1200Lシリーズ、320MSシリーズ)

- ① [Set Instrument Parameters]アイコンを押します。
- ② [Analyzer]タブを選択します。

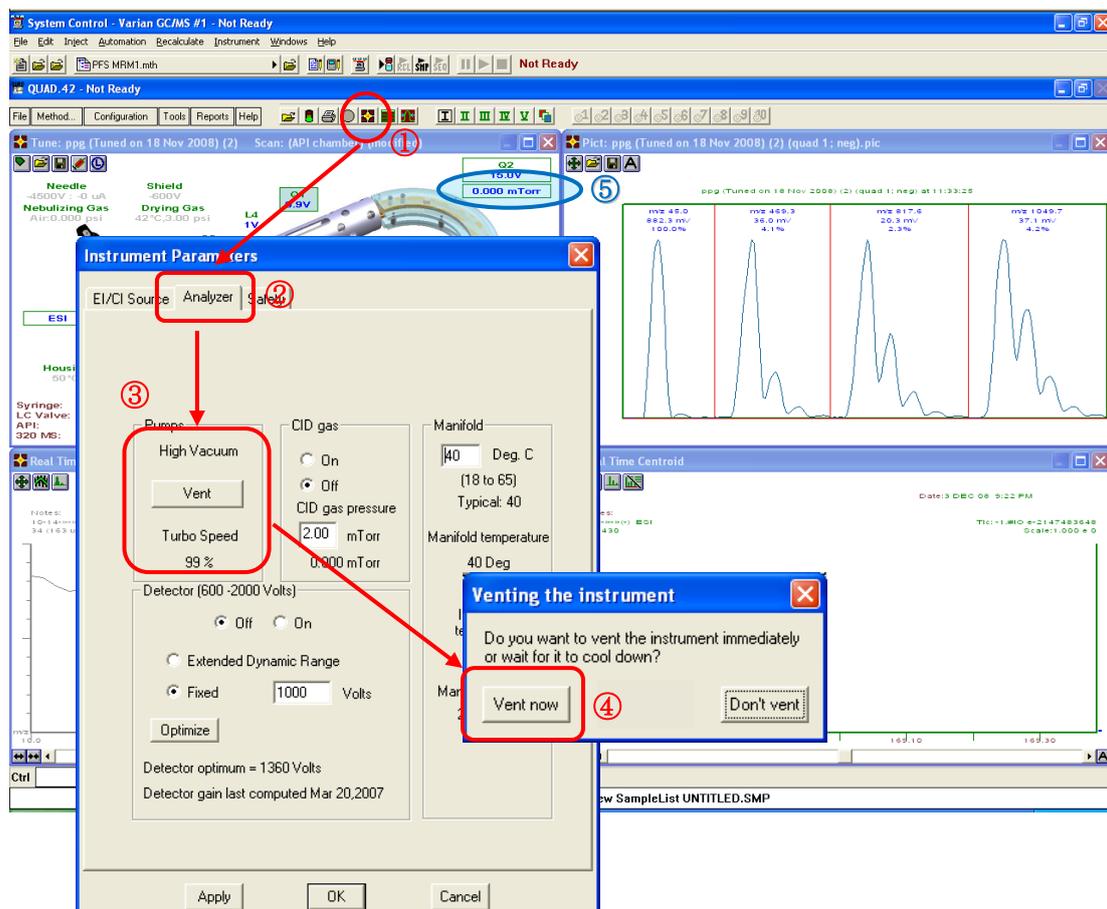

- ③ [Pumps]の中の[Vent]ボタンを押します。
- ④ [Vent now]を押すと同時にポンプが停止します。
- ⑤ マニホールドの真空度が 760Torr まで徐々に上がってきます。
- ⑥ マニホールドの真空度が 760Torr 近くなりましたら、装置左背面の電源スイッチを切ります。



### 緊急停止が必要な場合

- ① [Set Instrument Parameters]アイコンを押します。
- ② [Analyzer]タブを選択します。
- ③ [Pumps]の中の[Vent]ボタンを押します。
- ④ [Vent now]を押すと同時にポンプが停止します。
- ⑤ マニホールドの真空度の上昇を待たずに MS 左側面の電源スイッチを切ります。