

## FT-IR システムのシャットダウン方法

<対象機種>

FTS60A (FTS60A/896 含む)

FTS40A (FTS45RD 含む)

FTS4000 (FTS4100 含む)

670IR (680IR 含む)

<方法>

全機種共通で、順不同です。

- ・分光器背面の電源スイッチを切る。
- ・冷却水循環器の電源を切る。(旧型機種で冷却水循環器を使用している場合)
- ・顕微鏡など付属装置の電源を切る。
- ・ソフトウェアを終了させてパソコンの電源を切る。
- ・窒素発生器またはエアドラーヤがあれば電源を切る。(緊急の場合のみ行ってください)

窒素発生器またはエアドラーヤを停止させた場合は潮解性部品の退避作業を行うことにより被害を最小限にできます。

2011年3月15日

アジレント・テクノロジー(株)