




4150/4200 TapeStation Rev.5.1 変更点

2023.05



主な変更点


- 1 台の PC で 2 つの装置をコントロールできるようになり Controller の表示が一部変更されています。
同じ PC で接続した 2 台間では ScreenTape の使用履歴を共有できます。

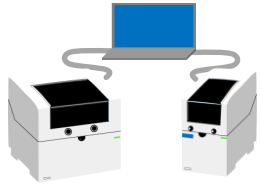


2 台接続する場合、予期せぬ通信不具合を避けるため、1 台のみ使用する際もはじめに 2 台とも電源を入れ、Controller で認識されるか確認することをお勧めします。

HW 診断、ニードル交換等のメンテナンス操作は 1 台ずつしか実施できません。
また、1 台が Run 中の場合、実施できません。

Selector が左側に表示されます。選択している装置はグレーで示されます。
選択した装置前面のランプが点滅（オレンジ→緑）します。

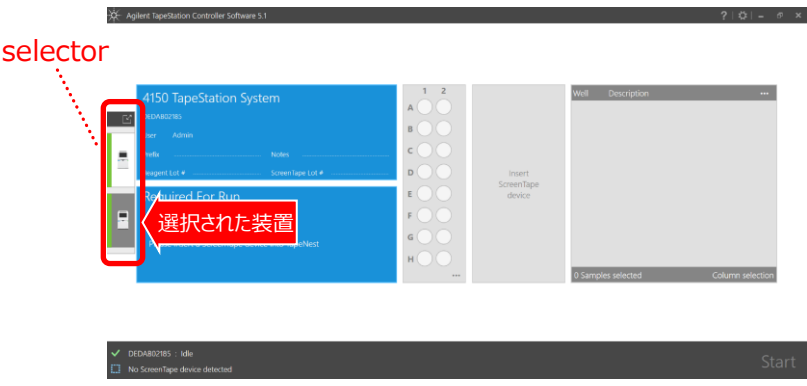

Selector 右上の をクリックすると拡張し ScreenTape 等が表示されます。
装置のフタの開閉も反映されます。

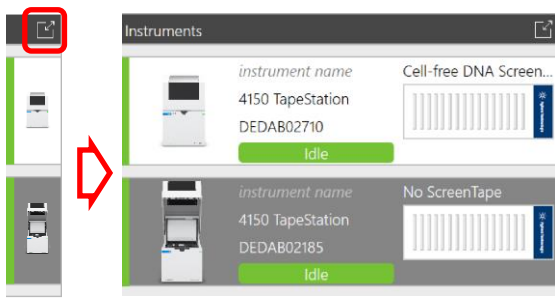

Selector の表示

待機中	Checking	Run
	No instrument found	
PC・装置を再起動してください。 解消されない場合はサポートまでご連絡ください。		接続されていません。 Retry でも接続されない場合は PC・装置を再起動してください。

Setting から装置の名前を設定できます

