



便利な機能のご紹介

スミアアッセイ -DNA assay-


任意のピークの特徴を数値化できます
示される値

- ・ 範囲
- ・ 割合
- ・ 濃度
- ・ 平均サイズ
-

3. 現れた縦線を数値化したい
ピークに合わせます

2. 画面上で右クリック
Add Regionを選択します

1. Region Table タブを選択します

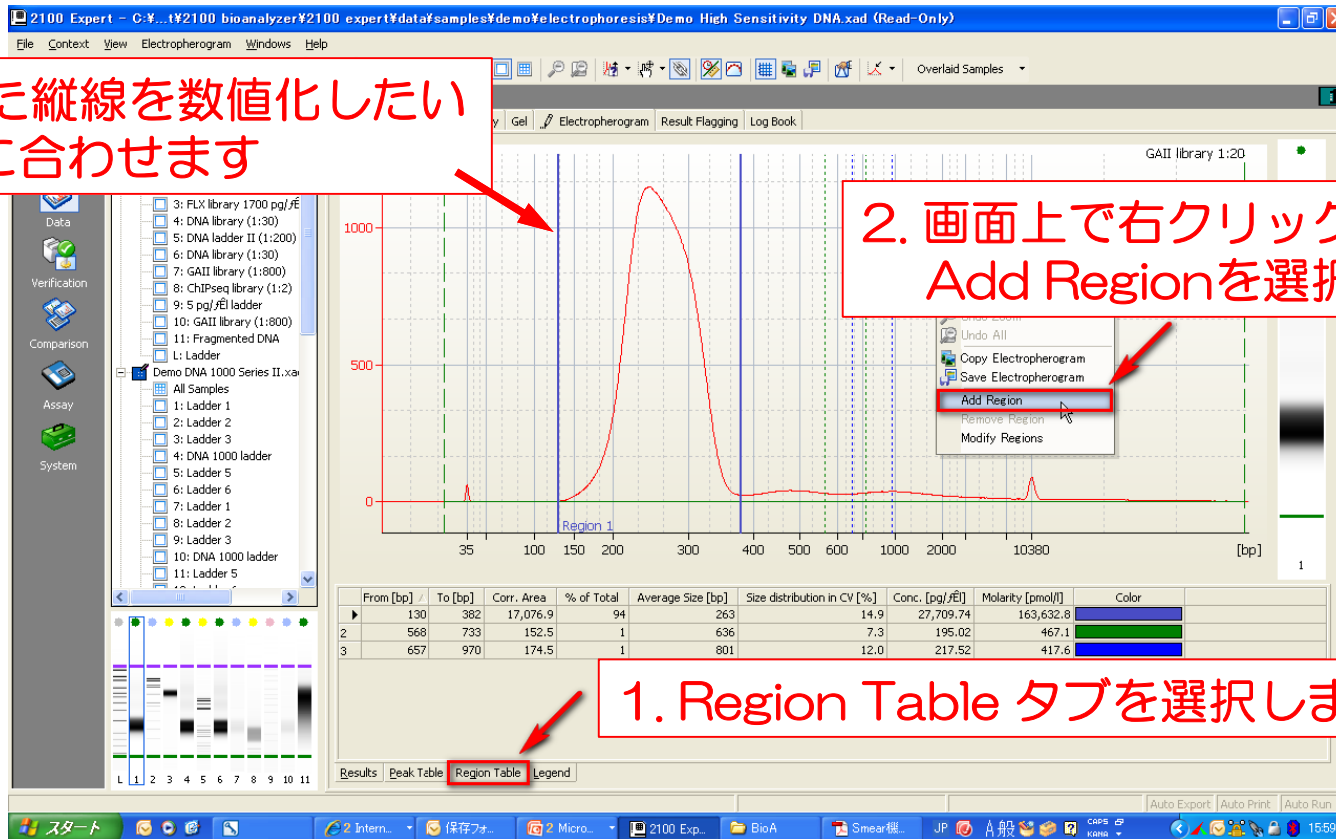



便利な機能のご紹介

スメアアッセイ -DNA assay以外-

DNA assay以外の場合、スメアアッセイはデフォルト設定ではありません。
(Region Tableタブがありません)

The screenshot shows the 2100 Expert software interface. The main window displays an electropherogram for 'Mouse heart' with a red trace and a green baseline. The x-axis is labeled '[nt]' and the y-axis is labeled '[FU]'. A context menu is open over the trace, with 'Add Region' highlighted. The 'Advanced' settings panel is open on the right, with 'Perform Smear Analysis' checked. The 'Region Table' tab is selected at the bottom of the software window.

2. プルダウンからAdvancedを選択します

3. Smear AnalysisのPerform Smear AnalysisをONにします

1. Set point explorerを表示します

4. Region Tableが表示されます