


# ランプタグ機能をオフにする方法 (G1314x、G1315x)

## Chemstation で実施する場合

- 1) メソッド&ランコントロール画面で  
機器メニューを選択してください。  
プルダウンメニューより  
続き DAD (又は VWD) → コントロール  
を選択します。

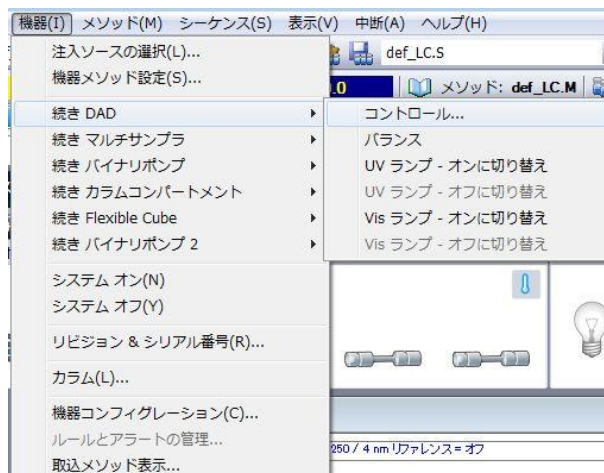

- 2) DAD の場合は、「常にランプを使用」を選択し  
「OK」ボタンを押します。

VWD の場合は「マニュアルモード」を選択し  
「OK」ボタンを押します。


※VWD 検出器は G1315 シリーズの DAD ランプ  
を取り付けることも可能です。そのため、  
DAD ランプを使用する場合の選択肢があり  
ます。

標準のランプを使用されている場合は、  
VWD 用のランプを選択してください。


### DAD のコントロール画面




### VWD のコントロール画面

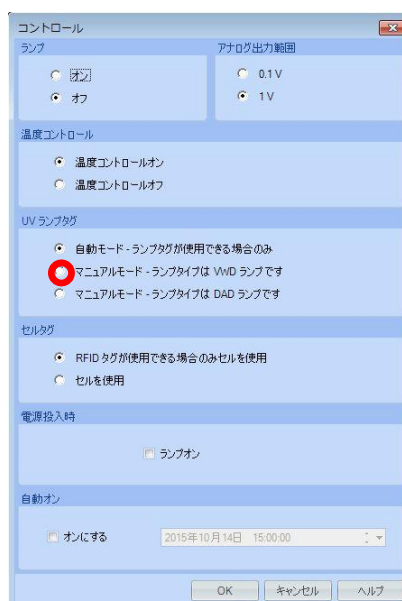


# LAB Adviser B. 02. 07 で実施する場合 (G1314x、G1315x、G4212x)

- 1) ケミステーション等の LC コントロールソフトウェアが起動していないことを確認します。
- 2) デスクトップ上のアイコン  をクリックして、Lab Adviser を起動します。
- 3) 下図の接続ボタンを押し、装置と接続します。


※▼の展開ボタンを押すと装置の展開が出来ます。

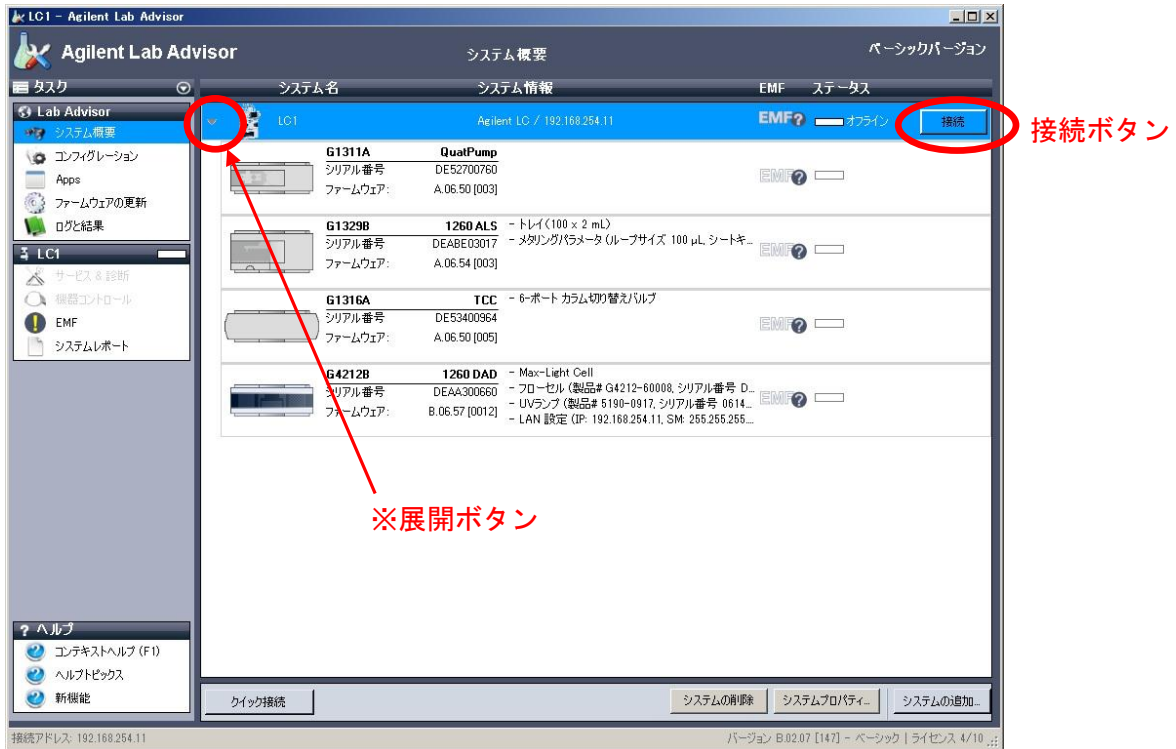

- 4) ステータスがオフラインから、装置の現状の表示に変われば接続完了です。
- 5) 機器コントロールメニューを選択します。

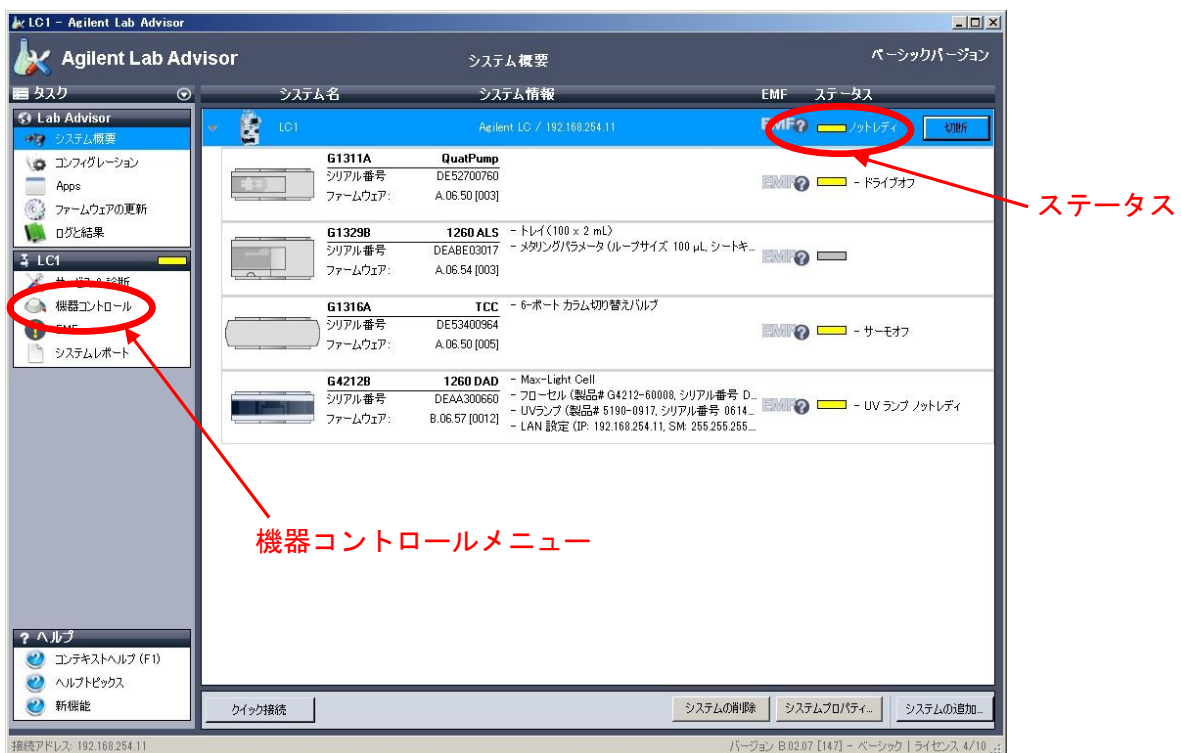

6) 機器コントロール画面の検出器のコントロール画面を▼ボタンを押し展開します。

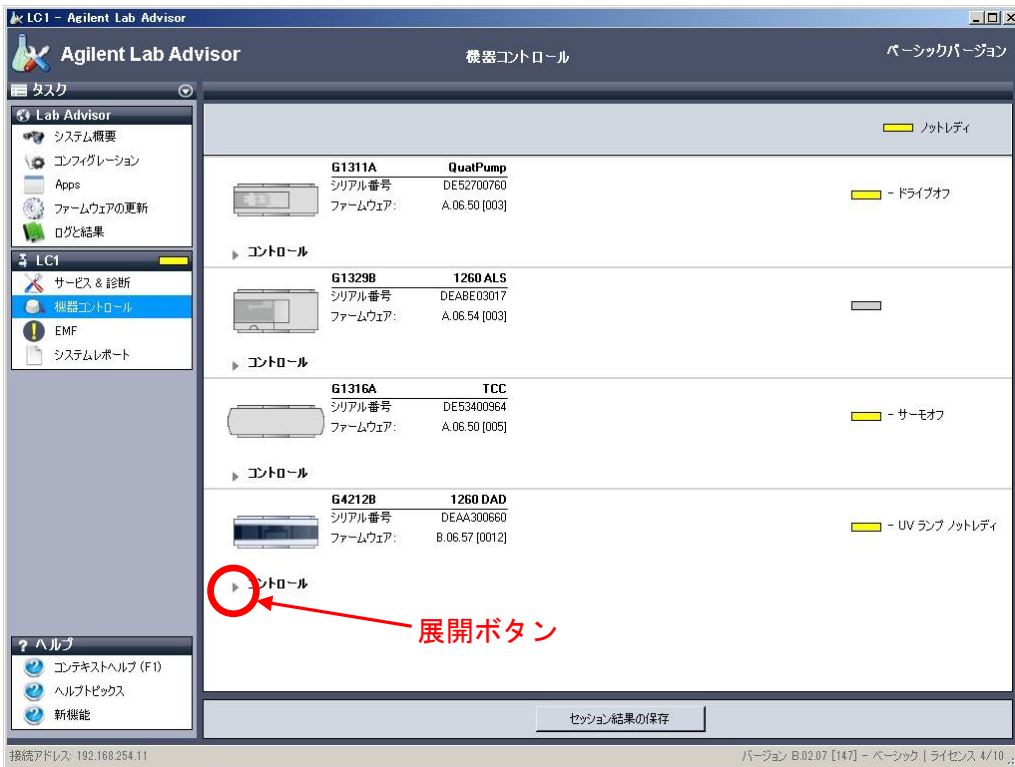

7) 展開されたメニューのスペシャルコマンドを▼ボタンを押しさらに展開します。

8) ランプタグのチェックの項目の「オフ」を選択後 Lab Adviser を終了すれば完了です。

