見積もり依頼およびご注文方法

SureDesig

1. Request Quote(見積もり依頼) ---2 2.ご注文方法 ---10

SureDesign version 3.0(日本語版) 2015/04/15

予告無くソフトウェアのアップデートを行う場合があります。 そのため、本資料とソフトウェア画面が異なる場合があります。ご了承ください。

最新資料ダウンロードサイト; http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002474

1. Request a quote(見積依頼)



3. 弊社販売店もしくは弊社より見積書の提出

詳細は次ページ以降を参照してください。

*作業の過程で、^{カートに適加}のキーが表示されることがありますが、ご利用できません。 日本では、オンラインによるオーダーは、承っていませんのでご注意ください。 (Shopping Cartはご利用できません) * SureDesign内での作業のみではご発注手続きは完了しません。必ず、販売店また は弊社へのご発注が必要となります。

SureDesign



アドバンスドオナションの表示 Trobiali Sefa	(ágilent Technologies)		職定 ヘルブ・ホーム				
デザインの開始	メッセージ (0)						
With Play Sursselect DM デザイン作成:進行中 デザイン作成:最近使用したもの・お気に入り 11111 Draft ※ HakoPex 更新されました:0+1-2013 HakoPex Tiling (Complete) Draft ※	おおらせは以下の ・ SuroDesign の、 ある場合。 ・新しいユーザー 増合。 コラボレーション	 品合に表示されます。 ステキンフォカーオフィンゴ SureDesign HaloPlex テザイ デザイン名: TES デザイン1名: 0124 生物種: H.ss 		ヘルプ・デザインの i ー ● 時約 ● ダウンロード ● USSC We ステータス: Complete 作成後: Toshiaki Sada			
	アジレントゲノミ SureFISH	場所: Agile ターゲットサマリ (6/6) ターゲット ID ACVR1 AKT3	ent_Field	長さ 1530 1484	カバレッジ 위 100 9 100 14	は検数 良好な力パレッジ数 9 i 14	作成日時: 27-Mar-2012 東更日時: 20-Dec-2012 ターグット領域 ターグット領域 5-6 サイズ: 10-403 kbp
	•	APEX2 Arid5b BMPR1A CDC42	chrX:55026856-55033868 chr10:63661469-63852789 chr10:88635776-88683476 chr1:22404972-22418010	1557 3567 1599 666	100 6 99.94 10 94.87 11 98.5 6	6 0 10 10 5	シーケンスされる領域 アンプリコン後: 508 サイズ: 29.044 kbp 価格の開層: ① Tier 1
							カバレッジ: 99.10%

* デザイン作成:進行中からデザインを選択する場合は、必ずデザインをファイナライズさせてから 見積依頼を行います。(デザインをファイナライズするとデザイン作成:最近使用したもの・お気に 入りにデザインが移動します。同時にステータスもDraftからCompleteに変更されます。また、この 作業の過程で見積依頼を行うことも可能です。 カートに追加 は、使用しないでください。)

デザイン検索: 見積依頼を行うデザインIDの内容確認
 ・
 ・
 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

デザインIDの 内容確認

SureDesign

SureDesign 😭	Q デザイン 索	検 デ ザイン作 成									
デザイン検索 HaloPlex マイデザ・	(2		□ アドバンスドオ:	ブションの表示 Toshiaki Sada	(Agilent Technologies)	▶ カート (0) ログアウト 設定 ヘルブ・マイデザイン					
▼ ✔ フォルダ 管理 ▼	アジレントカタログ	マイデザイン コラボレーション									
					マイデザイン						
						SureDesign					ザインのま
 ← 作販売日 	1 - 25 of 361 item	5	10 25 50 100	0							
All (361 of 361)	デザイン ID	名前	生物種	作成日	▼ ステータス	Heleffer Str.			.		LICSC Mar
Last Year (328 of 328)	04818-1362717754	TEST0308	H. sapiens	08-Mar-2013	Draft	Hatoptex 7912				na ⊕nam <u>⊕</u> orova−r o∳u	JUSC VIEW
Last Six Month (119 of 119)	04818-1362691310	AVivancos	H. sapiens	08-Mar-2013	Complete	デザイン名: TEST0308 🚖					
Last Week (7 of 7)	04818-1362571921	Test_CFTR	H. sapiens	06-Mar-2013	Complete	デザイン ID: 04818-1362717754				ステータス: Draft	
	04818-1362571025	Test_SEDD	H. sapiens	06-Mar-2013	Complete	生物種·H saniens				Part Mr. Tashiald Car	da
	04818-1362565653	AP_CFTR_Design_Training	H. sapiens	06-Mar-2013	Complete	ARTICLE A DECEMBER OF				TESTIAN SAC	ua
	04818-1362534928	Halo_cancer_100bp	H. sapiens	06-Mar-2013	Draft	3%///1: Agilent_Held				作成日時: 07-Mar-2013	3
	04818-1362534739	Halo_cancer_panel	H sapiens	06-Mar-2013	Draft	ターゲットサマリ (1/1)				変更日時: 07-Mar-2013	3
	04818-1362048739	Testqq	H. sapiens	201102-2010	Draft		54	4			
	04818-1361981032	Vela Diagnostics_Melanoma	H. sapiens	28-Feb-2013	Complete	ターケット 10 間隔	長さ	カハレッン 視戦気	ま 良好な川ハレッン奴	ターゲット領域	
	04818-1361895390	test55	H. sapiens	27-Feb-2013	Draft	SMAD4 chr18:48573406-48604847	1999	100 13	13	ターゲット領域数: 13	
	04818-1361803304	mtDNA	H. sapiens	25-Feb-2013	Draft					サイズ: 1.999 kbp	
	04818-1361541412	test05	H. sapiens	22-Feb-2013	Draft					シーケンスされる領域	
	04818-1361520084	Halo-SNP-test1	H. sapiens	22-Feb-2013	Draft					アンブリコン数: 123	
	04818-1361397999	BRCA1 and	H. sapiens	21-Feb-2013	Draft					サイズ: 6.646 kbp	
	04818-1361276122	RUNX1	H. sapiens	19-Feb-2013	Draft					価格の階層: n Tier 1	
	04818-1361148419	testk2_transcrib	H. saplens	18-Feb-2013	Complete					TUSLess2 100.008	
	04818-1361148297	testk1	H. sapiens	18-Feb-2013	Complete					33 10 3 3 1 100.00 8	
	04818-1360956190	for Beck_ McMaster	H. sapiens	16-Feb-2013	Draft						
	04818-1360911593	86_ROI	H. sapiens	15-Feb-2013	Complete						開き
	04818-1360911444	85_ROI	H. sapiens	15-Feb-2013	Complete						ano :
	04818-1360911280	84_ROI	H. sapiens	15-Feb-2013	Complete	🖳 Download 👔 🐺 Order					
	04818-1360676208	haloplex CFTR	H. sapiens	12-Feb-2013	Draft	L Download					
	04818-1360412528	Cancer Panel_Feb13	H. saplens	09-Feb-2013	Draft	L Download					
	•			m							
		個人情報の保護方針	利用規約 Contact Us © Agile	ent 2012 1.1.0.92	Q □= ħ , ∠`-ト=						

*マイデザイン/コラボレーションからデザインを選択する場合、ステータスがDraftの状態ではお 見積りできません。事前にホームタブよりデザインをファイナライズしてください。ステータスが DraftからCompleteに変更され、アクションに Profer が表示されます。







Page7



2. 見積依頼

作業に問題なければ、以下のメッセージが表示されます。 これで見積依頼作業は終了です。

SureDesign		Help - Design Complete
HaloPlex Design Your HaloPlex design is Name Design Id	Design Name: test	
Target Regions # Target Regions Total Target Region Size # Amplicons Total sequence regions size Price Tier: Coverage Your design has been s	Design ID: 9230-1347601391 Company Name Internal Company Number Internal Company Number In	
		Exit Design Wizard





3.弊社販売店もしくは弊社より見積書の提出

ネットワークトラブル、SureDesignのメンテナンス等により、見積書の 提出が遅くなる場合がございます。 お急ぎの場合には、弊社までご連絡頂きますようお願いいたします。

<御見積りに関するお問合せ先> アジレント・テクノロジー株式会社 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 カストマコンタクトセンター **〇**0120-477-111



2.SureDesignのご注文方法

<ご注文から納品までの基本フロー>

- 1. Request a Quote(見積依頼)
- 2. 弊社販売店もしくは弊社より見積書の提出

・1.2.については見積依頼(Request a Quote)の項目をご参照ください。

3. オーダー ・弊社販売店もしくは弊社までご依頼ください。 *詳細は、次ページをご参照ください。

・日本では、SureDesignのShopping Cartによるオンラインオーダーは承っていません。
 (e-commerceによるご注文はできません。)

4. 納品

・カスタム製品につき、製造状況により納期は異なります。

SureDesigr

<ご注文の際のご確認事項>

*ご注文書

- 記載内容のご確認
- ・デザインIDの記載をお願いします。
- ・デザインIDが新規のご注文か、リピートのご注文かの記載をお願いします。

* 再確認: デザインID

マイクロアレイ:0xxxxx(6ケタ) SureSelect:xxxxxxx(7ケタ) HaloPlex:xxxxx-xxxxxxxx(5ケター10ケタ)

 ・デザインステータスがCompleteされたものしか、ご注文できません。
 (デザインステータスが、Draftではご注文できませんので、デザインをファイナライズして Completeに変更してください。)

・カスタムデザインのため、ご注文のキャンセル、返品は出来ません。特にデザインIDは、 間違ってご注文される場合もありますので、再度のご確認をお願いします。

* 再確認: 事前に受理されたお見積書内容と今回のご注文内容のご確認

・SureDesignのRequest Quote(見積依頼)を行い、弊社販売店もしくは弊社から提出した お見積書と今回のご注文内容(型式、数量、デザインID等)に間違いがないかのご確認 をお願いします。

2.SureDesignのご注文方法

<ご注文方法・納期に関するお問合せ先>

アジレント・テクノロジー株式会社 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 カストマコンタクトセンター **〇**0120-477-111

