


フィラメント切り替え方法


機器(装置)コントロール画面から、マニュアルチューニング画面に切り替えます。



- ①「表示」>「チューニングと真空制御」を選択してください。
- ②次に、「パラメータ」>「マニュアルチューニング」を選択してください。

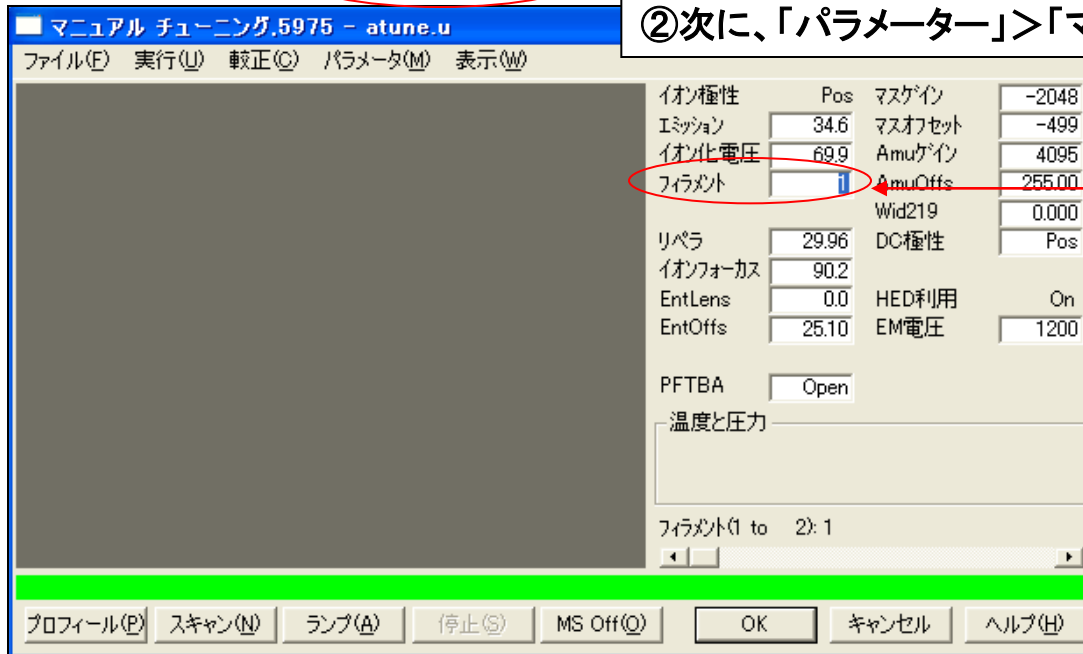

- ③画面にあります「フィラメント」の番号を1→2もしくは2→1と切り替えてください。
- ④その後、OKボタンを押します。

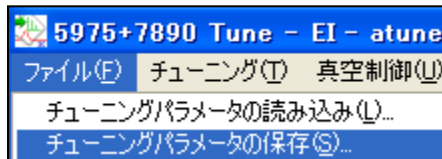

- ⑤最後に、「ファイル」>チューニングパラメータの保存(S)を選択してください。
- ⑥保存後に、再度チューニングしてください。