


Agilent 7650Aオートサンプラのバイアルとボトルのタレット位置

7650Aのオートサンプラは、サンプルバイアル1~25を置く1列目と、26~50を置く2列目に分かれています。

1列目のサンプルを分析するときには、1列目に設置されている溶媒ボトルA、Bおよび廃液ボトルが使用され、2列目のサンプルを分析するときには、2列目に設置されている溶媒ボトルA、Bおよび廃液ボトルが各々使用されます。

必要に応じて、適切な位置に溶媒ボトルと廃液ボトルを設置するようにしてください。

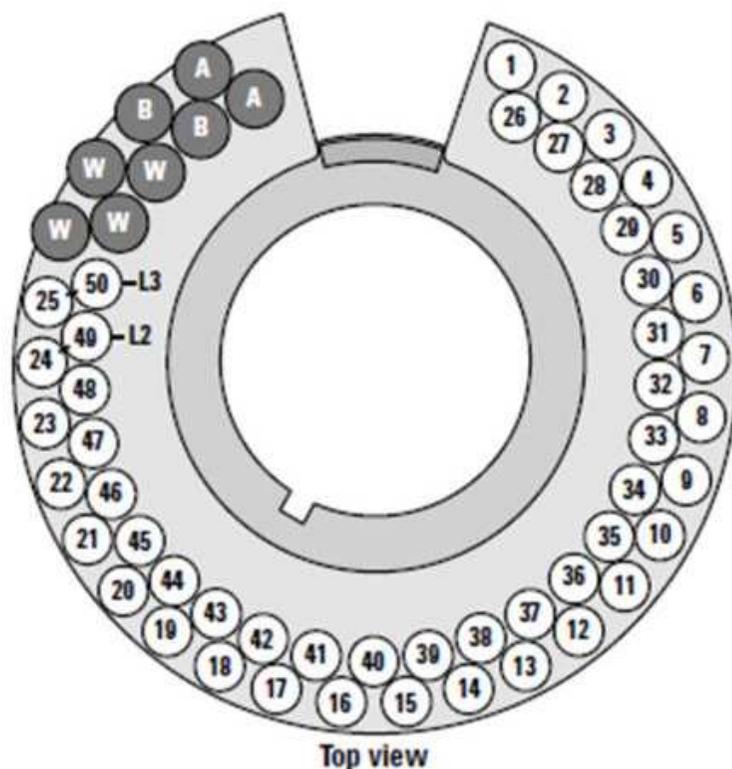

ポジション	ラベル	ボトルバイアル
1~25	1~25	サンプルバイアル、1列目
26~50	26~50	サンプルバイアル、2列目
L2	24および49	コンフィグレーション可能なサンプルバイアルポジション 2層目のバイアル
L3	25および50	コンフィグレーション可能なサンプルバイアルポジション 3層目のバイアル
W	W	廃液ボトル
A	A	溶媒Aボトル
B	B	溶媒Bボトル