

Agilent BioTek

リキッドハンドリングアクセサリ



ワークフローの最適化と自動化

Agilent BioTek は、幅広いアプリケーションのスループットを自動化すると同時に、洗浄および分注アプリケーションを最適化するように設計されたさまざまなアクセサリを提供しています。



周辺機器

Agilent BioTek マイクロプレートウォッシャーおよび、ディスペンサー、コンビネーションシステムは、幅広い用途に柔軟に対応し、ライフサイエンスラボでのさまざまなアプリケーションを実現します。Agilent BioTek 自動化機器と統合することにより、ワークフローをさらに強化できます。



BioStack プレートスタッカー

Agilent BioTek BioStack プレートスタッカーは、一度に 10 または、30、50 プレートの自動連続処理が可能です。BioStack は、Agilent BioTek 405 TS/LS ウォッシャー、406 FX および EL406 ウォッシャー・ディスペンサー、MultiFlo FX マルチモード・ディスペンサー、MicroFill ディスペンサーと簡単に統合でき、スタンドアロンまたはバイオセーフティキャビネット内で使用できるコンパクトなシステムを構築します。BioStack 4 は、繊細なセルベースのアッセイでの使用に理想的な、蓋の着脱機能を備えています。



BioSpa 8 全自動インキュベーター

Agilent BioTek EL406 または、405 TS、MultiFloFX を Agilent BioTek BioSpa 8 全自動インキュベーターおよび Agilent BioTek イメージャーまたはマイクロプレートリーダーと統合することで、ルーチン ELISA から生細胞イメージングアッセイまでのワークフローを自動化します。BioSpa 8 は、最大 8 つのマイクロプレートまたはその他の容器について、液体のハンドリングからデータおよび画像解析までのすべてのアッセイステップを自動化します。システムは最小限のユーザー操作のみを必要とし、他のラボの優先順位のためにリソースを解放します。



Liquid Handling Control ソフトウェア

Agilent BioTek リキッドハンドリングシステムは、タッチスクリーンとキーパッドのインターフェースから、実績のある性能および、信頼性、容易な操作を実現します。Agilent BioTek Liquid Handling Control (LHC) ソフトウェアを使用すると、複雑なプログラミングを管理したり、Agilent BioTek 機器をサードパーティの自動システムに統合したりするためのプロトコルの作成が簡単になり、機器へのプロトコルのインポートも簡単に行えます。また、SiLA 準拠の要件を持つものを含め、自動化されたシステムソフトウェア用の便利な統合ツールを提供します。



BenchCel マイクロプレートハンドラー

Agilent BenchCel マイクロプレートハンドラーは、MultiFlo FX マルチモードディスペンサー、406 FX および EL406 ウォッシャーディスペンサー、さらには 405 TS/LS ウォッシャーおよび Agilent BioTek ELx405 Select ディープウェルプレートウォッシャーに統合可能なコンパクトな自動システムであり、さまざまなアプリケーションのワークフローの自動化を可能にします。BenchCel は、ディープウェルマイクロプレートをはじめ幅広いマイクロプレートと互換性があります。

コンプライアンスツール

Agilent BioTek 製品認定パッケージには、包括的な手順および、チェックリスト、テストデータ、ログシートが含まれており、ユーザーはラボや組織の要件に固有の IQ/OQ/PQ テストを実施できます。認定パッケージは、Microsoft Word および Excel、Adobe PDF 形式のドキュメントとテストデータとともに、USB フラッシュドライブで提供されます。


製品認定パッケージ

対象モデル	部品番号
50 TS	1550510
405 TS	1170522
405 LS	1170543
406 FX	2120530
EL406	7180527
ELx405 Select	7100567
MicroFill	7140517
MultiFlo	7210512
MultiFlo FX	1260521

試験試薬

製品	互換性	部品番号
Agilent BioTek 溶液 #2、10 倍濃縮青色テスト色素 (125 mL)	406FX、EL406、405 TS、405 LS、ELx405、50 TS、MultiFlo FX、MultiFlo、MicroFill	7773001
Agilent BioTek 溶液 #1、100 倍濃縮湿潤剤 (125 mL)	406FX、EL406、405 TS、405 LS、ELx405、50 TS、MultiFlo FX、MultiFlo、MicroFill	7773002

マイクロプレートウォッシャー：406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select

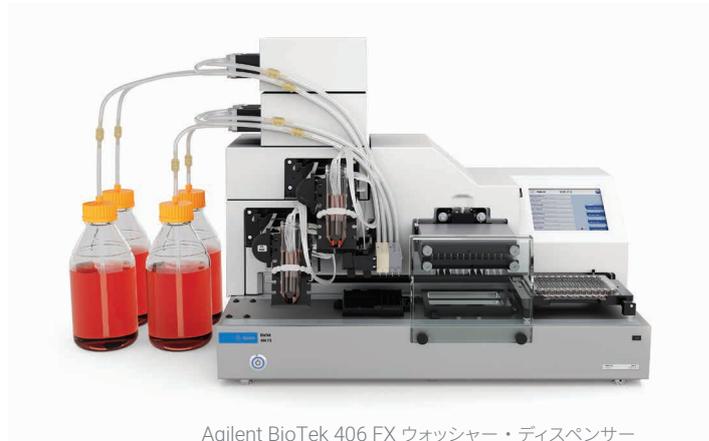

分注および廃液システム一式

製品	互換性	部品番号
分注および廃液システム一式、4 L ボトル。4 L 分注ボトル 2 本、4 L 廃液ボトル 2 本、真空ポンプ、必要なすべてのチューブとコネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170530
分注および廃液システム一式、10 L ボトル。分注セット一式（部品番号 117528S）と廃液セット（部品番号 1170534S）が付属します。分注モジュールと廃液モジュールの説明を参照してください	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170535
分注および廃液システム一式、20 L ボトル。10 L 分注セット一式（部品番号 117528S）と 20 L 廃液セット一式（部品番号 1170555S）が付属します。分注モジュールと廃液モジュールの説明を参照してください	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170554
分注および廃液システム一式、4 L ボトル。4 L 分注ボトル 4 本、4 L 廃液ボトル 2 本、真空ポンプ、必要なすべてのチューブとコネクタが付属します	406 FX	2120531

ハイフロー分注および廃液システム一式

ハイフローシステムには、ハイフロー真空ポンプが付属します。このポンプは、標準のポンプよりも静かで、高密度の 384 ウェルおよび 1536 ウェルマイクロプレートから、より高い表面張力を持つ液体を吸引する性能が向上しています。

製品	互換性	部品番号
ハイフロー真空ポンプ、4 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。4 L 分注ボトル 2 本、4 L 廃液ボトル 2 本、ハイフロー真空ポンプ、必要なすべてのチューブとコネクタが付属します	405 TS/LS、ELx405 Select	1170532
ハイフロー真空ポンプ、10 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。10 L 分注セット（部品番号 1170528S）と廃液セット（部品番号 1170531）が付属します。分注セットと廃液セットの説明を参照してください	405 TS/LS、ELx405 Select	1170533
ハイフロー真空ポンプ、20 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。10 L 分注セット一式（部品番号 117528S）と 20 L 廃液セット一式（部品番号 1170557）が付属します。分注セットと廃液セットの説明を参照してください	405 TS/LS、ELx405 Select	1170556
ハイフロー真空ポンプ、4 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。4 L 分注ボトル 2 本、4 L 廃液ボトル 2 本、ハイフロー真空ポンプ、必要なすべてのチューブとコネクタが付属します	EL406	7100751
ハイフロー真空ポンプ、10 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。10 L 分注セット（部品番号 7100581S）とレベルセンサー付き廃液セット（部品番号 7100582S）が付属します。分注セットと廃液セットの説明を参照してください	EL406	7100752
ハイフロー真空ポンプ、20 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。分注セット（部品番号 7100581S）とレベルセンサー付き廃液セット（部品番号 7100764S）を含む。分注セットと廃液セットの説明を参照してください	EL406	7100763
ハイフロー真空ポンプ、4 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。4 L 分注ボトル 4 本、4 L 廃液ボトル 2 本、ハイフロー真空ポンプ、必要なすべてのチューブとコネクタが付属します	406 FX	2120532
ハイフロー真空ポンプ、10 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。10 L サプライボトル 4 本、10 L 廃液ボトル、ハイフロー真空ポンプ、必要なすべてのチューブとコネクタが付属します	406 FX	2120533
ハイフロー真空ポンプ、20 L ボトルを備えた分注および廃液システム一式。10 L サプライボトル 4 本、20 L 廃液ボトル、ハイフロー真空ポンプ、必要なすべてのチューブとコネクタが付属します	406 FX	2120534

製品	互換性	部品番号
分注セット		
分注セット、4 L。4 L ボトル 2 本、キャップ、チューブ、コネクタが付属します	405 TS/LS、ELx405 Select	1170557S
分注セット、10 L。10 L ボトル 2 本、キャップ、チューブ、コネクタが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170528S
分注セット、4 L。4 L ボトル 4 本、キャップ、チューブ、コネクタが付属します	406 FX	2120535
分注セット、10 L。10 L ボトル 2 本、キャップ、チューブ、コネクタが付属します	406 FX	2120536
廃液セット		
廃液セット、4 L。4 L ボトル 2 本、1 本はレベルセンサー付き、キャップ、チューブ、コネクタ、標準真空ポンプが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100746S
廃液セット、10 L。10 L ボトル 1 本、レベルセンサー付き 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタ、標準真空ポンプが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170534S
廃液セット、20 L。20 L ボトル 1 本、レベルセンサー付き 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタ、標準真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170555S
ハイフロー廃液セット		
廃液セット、4 L、チューブ、コンポーネント、およびハイフロー真空ポンプが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100753S
廃液セット、10 L。10 L ボトル 1 本、レベルセンサー付き 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタ、ハイフロー真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170531S
廃液セット、20 L。20 L ボトル 1 本、レベルセンサー付き 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタ、ハイフロー真空ポンプが付属します	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170557S

ダイレクトドレイン廃液セット

ダイレクトドレイン廃液システムには、廃液収集ボトル内の液面を検出し、液体をシンクまたは他の廃液容器に自動的に移送するための追加のセンサとポンプが組み込まれています。このシステムにより、大容量での連続処理が可能になり、運用を止めて廃液ボトルを手動で空にする必要がなくなります。

製品	互換性	部品番号
ダイレクトドレイン廃液システム一式。廃液ボトル（1 本はレベルセンサー付き）、チューブ、コネクタ、真空ポンプが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170560-S
ダイレクトドレイン廃液システム一式。廃液ボトル（1 本はレベルセンサー付き）、チューブ、コネクタ、ハイフロー真空ポンプが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170562-S
ダイレクトドレイン廃液アップグレードキット。既存の廃液システムへのアドオン。廃液ボトルや真空ポンプは含まれていません	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170561-S
分注および廃液部品		
真空ポンプアセンブリ、115 V / 230 V	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7103035
高流量真空ポンプアセンブリ、115 V / 230 V	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100754
標準真空ポンプ用低騒音マフラー、アダプタアセンブリ	真空ポンプ 部品番号 7103035	7100701
真空計付き圧力調整アセンブリ（施設内の吸引ポンプを代わりに使用する際に、圧力調整に使用）	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	4030551
分注チューブ用フィルター	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	01310
廃液チューブ用フィルター	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	48294
ウォッシュマニホールドメンテナンス用針キット	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100025S
Agilent BioTek Verify テクノロジー用の交換用プレートキット	405 TS/LS (Q コンフィグレーション専用)	1240001

リキッドハンドリングアクセサリ



Agilent BioTek 405 TS ウォッシャー

製品	互換性	部品番号
予備ボトルおよびチューブ		
廃液ボトルセット、4 L。4 L ボトル 1 本とレベルセンサー付き 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100543S
廃液ボトルセット、10 L。10 L ボトル 1 本とレベルセンサー付き 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100582S
廃液ボトルセット、20 L。20 L ボトル 1 本とレベルセンサー付き 4 L ボトル 1 本、チューブ、コネクタが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100764S
廃液チューブセット	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100533
分注チューブセット、1 本。	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100538
分注チューブセット、4 本。(バッファ切り替えモデル用)	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100537
10 L ボトル用の分注ボトルとキャップ。コネクタが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100559
4 L ボトル用ボトル内フィルター付き分注ボトルとキャップ	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1170031
10 L ボトル用ボトル内フィルター付き分注ボトルとキャップ	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1173000
4 L ボトル用ボトル内フィルター付き分注ボトルキャップ (キャップのみ)	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1173003
10 L ボトル用ボトル内フィルター付き分注ボトルキャップ (キャップのみ)	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	1173002
廃液ボトル、4 L ボトル、キャップ付き	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100534
廃液ボトル、10 L。ボトルのみ、別売りのキャップ 7100531 が必要	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100557
廃液ボトル、20 L。ボトルのみ、別売りのキャップ 7100531 が必要	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100556
4、10、20 L ボトル用廃液ボトルキャップ	EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100531
廃液ボトル、4 L、レベルセンサー付。キャップとコネクタが付属します	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100542
廃液ボトルキャップのみ、レベルセンサー付。4 L ボトル用	406 FX、EL406、405 TS/LS、ELx405 Select	7100544

専用プレートウォッシャーマニホールド

一部のプレート洗浄アプリケーションは、専用の送液と吸引が必要となります。

下の固有のマニホールドオプションを参照してください。


製品	互換性	部品番号
96 チューブ Dual-Action マニホールドキット、角度 7° の分注、チューブインチューブ吸引。96 ウェル洗浄用	405 TS/LS、ELx405 Select	1170010
96 チューブインチューブ吸引マニホールドのみ。既存の分注マニホールドとの統合用。 界面活性剤を含まないバッファによる 384 ウェル洗浄用	406 FX、405 TS/LS、ELx405 Select	1172046S
96 チューブ 7° の角度付きマニホールドのみ。既存の吸引マニホールドとの統合用。より強力な洗浄のために、 20° マニホールドの代わりに使用	405 TS/LS、ELx405 Select	7102068S
1536 ウェルプレート用吸引マニホールド。デュアルシリンジポンプおよび 32 チューブシリンジマニホールド、 またはベリスタポンプおよび 1536 ウェルカセット用、すべて別売り	406 FX	2120085

ストリップウォッシャー 50 TS



Agilent BioTek 50 TS ウォッシャー

製品	互換性	部品番号
分注および廃液システム		
分注および廃液システム一式、4 L ボトル。分注ボトル 2 本、廃液ボトル 1 本、チューブ、およびコネクタが付属します	50 TS	4070078
分注および廃液システム一式、パッファスイッチング付き 4 L ボトル分注ボトル 3 本、廃液ボトル 1 本、チューブ、およびコネクタが付属します	50TS8V、50TS8MV、50TS12V、50TS16V	4070077
ボトルとチューブ		
廃液ボトル 4 L、チューブセット付	50 TS	4070075
分注チューブセット	50 TS	4070510
ストリップウォッシャーマニホールド		
96 ウェルプレート用 1 x 8 マニホールド	50 TS	4070512S
96 ウェルプレート用 1 x 12 マニホールド	50TS8、50TS8V、50TS8F、50TS12、50TS12V	4070513S
96 ウェルプレートの高速洗浄用 2 x 8 マニホールド	50TS8、50TS8V、50TS8F、50TS12、50TS12V	1550501S
96 ウェルプレート用、1 x 8 マニホールド、大口径チューブ	50 TS	4070532S
96 ウェルプレート用、1 x 12 マニホールド、大口径チューブ	50TS8、50TS8V、50TS8F、50TS12、50TS12V	4070531S
低容量 96 ウェルプレート用、短チューブ 1 x 8 マニホールド	50 TS	4070519S
96 および 384 ウェルプレート用 1 x 16 マニホールド	50TS16、50TS16V	4070527S

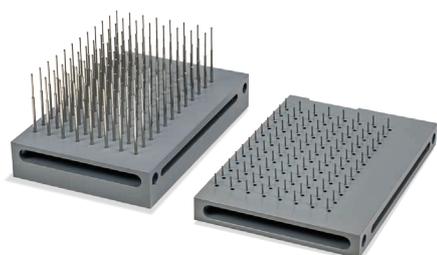


Agilent BioTek 96 チューブ Dual-Action マニホールドキットと 7° 分注チューブおよびチューブインチューブ吸引マニホールドキット



Agilent BioTek 1 x 16 および 1 x 12 マニホールド、50 TS ウォッシャー用。

試薬ディスペンサー：MultiFlo FX

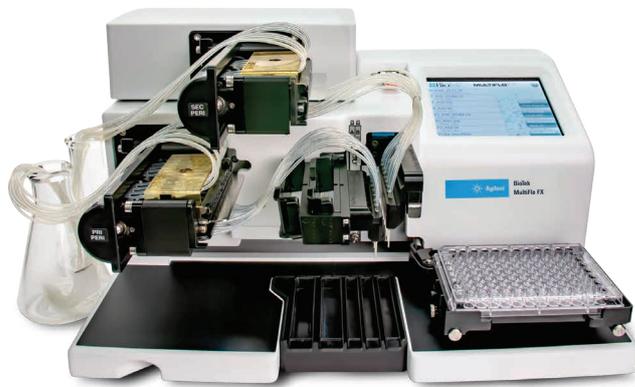

Agilent BioTek MultiFlo FX マルチモード・ディスペンサー

製品	互換性	部品番号
MultiFlo FX モジュール		
増設ペリスタポンプモジュール。ペリスタポンプカセットが必要ですが、含まれていません。カセットは別売りです。使用可能なカセットの種類については、10ページの「ペリスタポンプアクセサリ」を参照してください。	MFXP1、MFXP2 (MFXP2R には増設ペリスタポンプが付属します)	7210010
デュアルシリンジポンプモジュール、オートクレーブ可能。ポンプ、ボトル、チューブが付属します。マニホールドが必要です (別売り)	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7210008
デュアルシリンジポンプモジュール、オートクレーブ不可。ポンプ、ボトル、チューブが付属します。マニホールドが必要です (別売り)	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7210009
ウォッシュモジュール。ポンプ、ボトル、チューブ、96/384 ウォッシュマニホールド 1 個が付属します。他のマニホールドも入手可能 (別売り)	MFXP2、MFXP2R	1260023
Agilent BioTek 自動培地交換 (AMX) モジュール。増設ペリスタポンプモジュール、AMX 分注および吸引マニホールドが付属します。別売りの 2 つの AMX カセット (部品番号 1260035) が必要です	MFXP2。MFXP2R についてはカスタマーケアにお問い合わせください	1260041
AMX コンポーネント		
AMX チューブカセット	MFXP2、MFXP2R	1260035
AMX 吸引および分注マニホールドセット	MFXP2、MFXP2R	1260036
AMX 分注マニホールドのみ	MFXP2、MFXP2R	1260551S
AMX 吸引マニホールドのみ	MFXP2、MFXP2R	1260552S
Agilent BioTek ランダムアクセス分注 (RAD) ペリスタポンプカセット		
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み RAD カセット、プラスチックチップ	MFXP2R	1260017
5 ~ 2,500 µL、5 µL 刻み RAD カセット、プラスチックチップ	MFXP2R	1260016
10 ~ 3,000 µL、10 µL 刻み RAD カセット、プラスチックチップ	MFXP2R	1260015
10 ~ 3000 µL、10 µL 刻み RAD カセット、大口径プラスチックチップ	MFXP2R	1260020
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み RAD カセット、ステンレススチールチップ	MFXP2R	1260021
5 ~ 2,500 µL、5 µL 刻み RAD カセット、ステンレススチールチップ	MFXP2R	1260019
10~3,000 µL、10 µL 刻み RAD カセット、ステンレススチールチップ	MFXP2R	1260018
8 ~ 30,000 µL、8 チューブから 1 チップの RAD カセット、プラスチックチップ	MFXP2R	1260022

製品	互換性	部品番号
ウォッシュマニホールド*		
6 ウェルプレート用ウォッシュマニホールド	MFXP2、MFXP2R (ウォッシュモジュール付)	1260009
12 ウェルプレート用ウォッシュマニホールド	MFXP2、MFXP2R (ウォッシュモジュール付)	1260010
24 ウェルプレート用ウォッシュマニホールド	MFXP2、MFXP2R (ウォッシュモジュール付)	1260011
48 ウェルプレート用ウォッシュマニホールド	MFXP2、MFXP2R (ウォッシュモジュール付)	1260012
96 または 384 ウェルプレート用ウォッシュマニホールド	MFXP2、MFXP2R (ウォッシュモジュール付)	1260013
ダイレクトドレインシステムアップグレードキット	MFXP2、MFXP2R (ウォッシュモジュール付)	1260542-S
シリンジポンプマニホールド**		
6 ウェルプレート用分注マニホールド、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	1260537S
12 ウェルプレート用分注マニホールド、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	1260536S
24 ウェルプレート用分注マニホールド、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	1260535S
48 ウェルプレート用分注マニホールド、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	1260534S
96 または 384 ウェルプレート用分注マニホールド、1 x 16 チューブ、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180543S
96 または 384 ウェルプレート用分注マニホールド、2 x 8 チューブ、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180560S
96 または 384 ウェルプレート用分注マニホールド、2 x 8 チューブ、オートクレーブ不可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180548S
1536 ウェルプレート用分注マニホールド、1 x 32 チューブ、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180552S
1536 ウェルプレート用分注マニホールド、1 x 32 チューブ、小口径サファイアチップ、オートクレーブ可	MFXP1、MFXP2、MFXP2R	7180553S

*：各マニホールドセットには、吸引および分注マニホールドが付属します。これらのマニホールドはオートクレーブできません。

**：シリンジポンプモジュール、部品番号 7210008 (オートクレーブ可) または部品番号 7210009 (オートクレーブ不可) が必要です。

試薬ディスペンサー：MicroFill



Agilent BioTek MicroFill ディスペンサー

製品	互換性	部品番号
マニホールド		
96 または 384 ウェルプレート用マニホールド、1 x 16 チューブ	MicroFill	7140508S
ハーフエリアまたは PCR 96 ウェルプレート用マニホールド、1 x 8 チューブ	MicroFill	7140515S
24 ウェルプレート用マニホールド、1 x 8 チューブ	MicroFill	7140518S
その他		
ウォッシュマニホールド用スタイラスキット	MicroFill	2872304
PCR マイクロプレート用キャリッジホルダー	MicroFill	6002076
エアロゾルカバー	MicroFill	4070517
ブライミングトラフドレインセット	MicroFill	7140006

試薬ディスペンサー：ボトルとチューブ

製品	互換性	部品番号
分注ボトル 1 L、オートクレーブ可。キャップとコネクタが付属します	MultiFlo FX、MicroFill	7140511
分注ボトル 2 L。キャップとコネクタが付属します	MultiFlo FX	4070515
ウォッシュボトル 2 L、キャップなし	MultiFlo FX、50 TS	48140
ウォッシュボトル 2 L、レベルセンサーおよびチューブ付	MultiFlo FX	4070545S
分注ボトル 4 L、フィルターおよびチューブ付	MultiFlo FX、50 TS	4070076
廃液ボトル 4 L、チューブ付	MultiFlo FX	1260028
ウォッシュボトル 4 L、レベルセンサーおよびチューブ付	MultiFlo FX	1260027
分注チューブセット	MicroFill	7140510
分注チューブセット、FEP 製ライン、オートクレーブ不可	MicroFill	7140522
2 L ボトル用分注チューブセット	MultiFlo FX	1263007
2 L ボトル用廃液チューブセット	MultiFlo FX	1263001
4 L ボトル用廃液チューブセット	MultiFlo FX	7100556

シリンジポンプアクセサリ

製品	互換性	部品番号
デュアルシリンジモジュール。オートクレーブ可能なシリンジおよび流路。最大 2 個のシリンジモジュールを 406 FX に取り付けできます	406 FX	2120009
デュアルシリンジディスペンサーアップグレードキット、オートクレーブ可。1 x 16 分注マニホールドが付属します	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7180006S
シリンジポンプ分注チューブとチェックバルブ、オートクレーブ可	EL406、MultiFlo FX	7183006
シリンジポンプ分注チューブとチェックバルブ、有機溶媒に互換性あり、オートクレーブ不可	EL406、MultiFlo FX	7183002
シリンジポンプ分注チューブとチェックバルブ、FEP 製ラインにより DMSO およびアセトン耐性、オートクレーブ不可	EL406、MultiFlo FX	7180541
シリンジポンプ分注チューブとチェックバルブ、有機溶媒に互換性あり、オートクレーブ不可	MicroFill	7140514
デュアルシリンジディスペンサー用自動試薬切り替えモジュール	EL406、MultiFlo FX	7180028
シリンジヘッドプランジャアセンブリ、オートクレーブ可	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7180046
96 ウェルプレート用分注マニホールド、大口径、1 x 8 チューブ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7180549S

ペリスタポンプアクセサリ

製品	互換性	部品番号
406 FX 用ペリスタポンプモジュール。カセットが必要で（別売り）。次のカセットオプションを参照してください	406 FX	2120016
分注カセット		
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み、プラスチックチップ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170012
5 ~ 2,500 µL、5 µL 刻み、プラスチックチップ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170011
10 ~ 3,000 µL、10 µL 刻み、プラスチックチップ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170010
5 ~ 2500 µL、5 µL 刻み、大口径プラスチックチップ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170024
10 ~ 3000 µL、10 µL 刻み、大口径プラスチックチップ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170023
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み、サファイア、ステンレススチールチップ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170015
5 ~ 2,500 µL、5 µL 刻み、ステンレススチールチップ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170014
10 ~ 3,000 µL、10 µL 刻み、ステンレススチールチップ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170013
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み、プラスチックチップ、1536 ウェルと互換性あり	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170018
0.5 ~ 50 µL、1 µL 刻み、サファイア、ステンレススチールチップ、1536 ウェルと互換性あり	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170016

製品	互換性	部品番号
交換用カセットチューブ		
0.5 ~ 50 µL 用、1 µL 刻み、プラスチックチップカセット	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170009
5 ~ 2500 µL 用、5 µL 刻み、プラスチックチップカセット	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170008
10 ~ 3000 µL 用、10 µL 刻み、プラスチックチップカセット	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170007
5 ~ 2500 µL 用、5 µL 刻み、大口径プラスチックチップカセット	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170026
10 ~ 3000 µL 用、10 µL 刻み、大口径プラスチックチップカセット	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170025
カセットチューブ延長キット*		
1 µL チューブ用 42 インチ延長チューブ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170022
5 µL チューブ用 42 インチ延長チューブ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170021
10 µL チューブ用 42 インチ延長チューブ	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7170020
その他		
ペリスタポンプ用の角度付き分注キット	EL406	7180010
大容量 (40 mL) プライミングトラフ	EL406	7182109
スベア分注リザーバホルダー	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7210509

* 各チューブ延長キットには 8 つのステンレススチールコネクタが付属しています

アプリケーション固有のアクセサリ

製品	互換性	部品番号
406 FX マグネットアダプタキット。マグネットビーズの洗浄および分注が可能です。BioStack/BenchCel と互換性あり。詳細なインストール説明書が付属します。マグネットは別売り	406 FX	2120084
磁気分離		
96 ウェルリングマグネット。ビーズはウェル底部の 4 ゾーンリングに引きつけられます	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7102216
384 ウェルリングマグネット。ビーズはウェル底部の 4 ゾーンリングに引きつけられます	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7102215
96 ウェルフラットマグネット。ビーズは平底ウェルでは横切るように帯状に凝集し、U 底ウェルでは中央に凝集します。	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7103016
384 ウェルフラットマグネット。ビーズは平底ウェルでは横切るように帯状に凝集し、U 底ウェルでは中央に凝集します。	406 FX、EL406、MultiFlo FX	7103017
MultiFlo FX マグネットアダプタ磁石 (部品番号 7102215、部品番号 7102216、部品番号 7103016、部品番号 7103017) 用	MultiFlo FX	1262063
EL406 マグネットアダプタ	EL406	7180011
吸引る過分離		
96 ウェル吸引る過キット。ろ過キャリア、チューブセット、レギュレータ、アクセサリが付属します	405 TS/LS	1170008
96/384 ウェル吸引る過キット。ろ過キャリア、チューブセット、レギュレータ、アクセサリが付属します	405 TS/LS	1170009
EL406 バキュームろ過モジュールろ過キャリア、チューブセット、レギュレータ、アクセサリが付属します	EL406	7180029
サンプルチューブハンドリング		
高さ 50 mm までのラック付きミニチューブおよびディーブウェルプレート用のキャリア	MultiFlo FX	7212042



ビーズ洗浄は、96 ウェルおよび 384 ウェルのマイクロプレートで利用できます。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンター

0120-477-111

email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っていません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

DE-008402

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2022-2025

Printed in Japan, July 16, 2025

5994-2413JAJP

