


Q [ステータス] 画面で、「アルゴンフィルタ サービスが必要です」のメッセージが出ている。

A アルゴンフィルタの交換推奨のメッセージです。アジレントメンテナンスをお奨めします。

装置を納入頂いてから1年弱、またはアルゴンフィルタを交換してから1年弱が経過しますと、下図の□のように「アルゴンフィルタ サービスが必要です」とメッセージが表示されます。

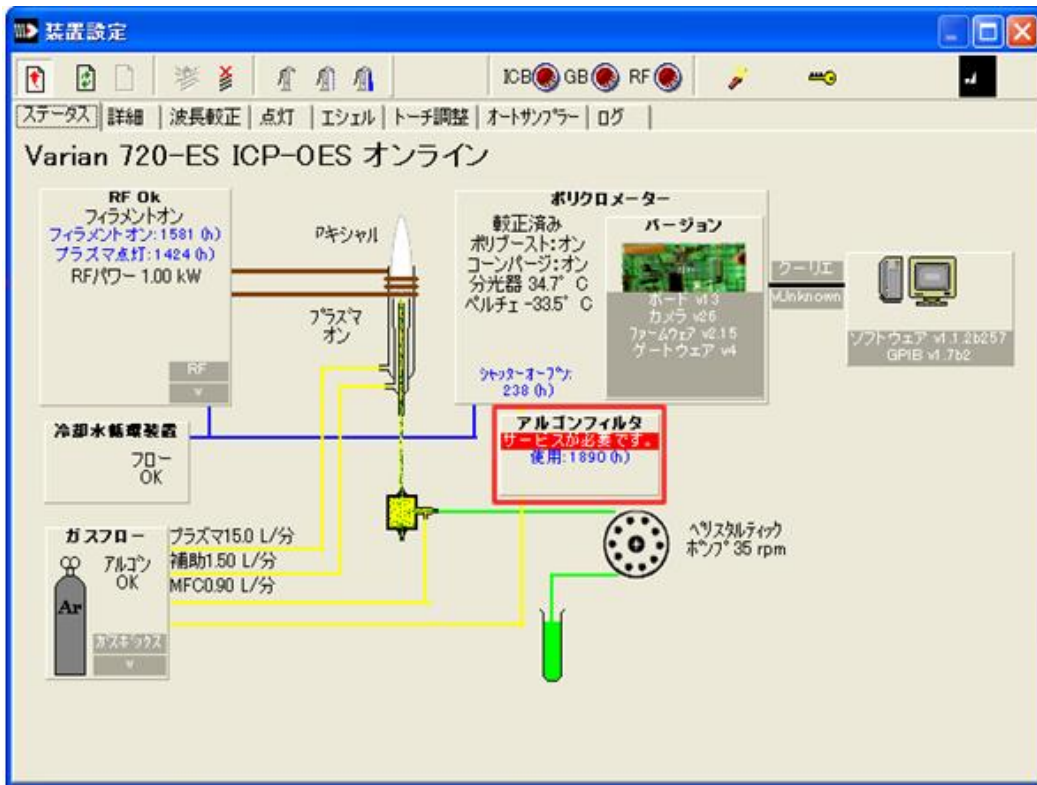

メッセージが出ている状態でも分析は可能です。

弊社の「Agilent メンテナンス」の点検項目に、アルゴンフィルタの交換が含まれています。アルゴンフィルタは消耗部品ですので、定期的な交換をお奨めします。

フィルタ交換後、エンジニアが使用カウンターをリセットし、メッセージを解消します。「Agilent メンテナンス」をご検討ください。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00,13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>