

(B) ChemStationメソッド&コントロール

LC10. バイアルを冷却したままシーケンスを終了したい。

シャットダウンマクロの設定ファイルを一部修正します。

①ChemStationのAバージョンでは、C:\HPCHEM\CORE\Shutdown.macを、BバージョンではC:\CHEM32\CORE\Shutdown.macをメモ帳で開き、以下のように修正します(赤字が修正箇所です)。

【修正前】

```
name shutdown
local reply$

print NLSCoreUtil$("ShutdownMsg")
!!!! Do your own commands here
STANDBY
! switch off FLD lamp
if dev1046FLD = 1
  if_offline = 0
  reply$ = SendModule$("FLD", "LAMP=0")
endif
endif
print NLSCOREUtil$("ShutdownMsg")
endmacro
```

【修正後】

```
name shutdown
local reply$

print NLSCoreUtil$("ShutdownMsg")
!!!! Do your own commands here
!STANDBY
PumpALL off
LampAll off
! switch off FLD lamp
if dev1046FLD = 1
  if_offline = 0
  reply$ = SendModule$("FLD", "LAMP=0")
endif
endif
print NLSCOREUtil$("ShutdownMsg")
endmacro
```

②シーケンスパラメータで、ポストシーケンスコマンド/マクロのチェックを入れmacro "shutdown.mac" ,go を選択してください。