

(B) ChemStationメソッド&コントロール

LC12. シーケンステーブルの作成時、「フロントシーケンスラインの無効が見られるので確認してください」というエラーメッセージが出る。

プレートのコンフィグレーション設定を確認して下さい。異なったプレート設定になっている場合、正しいウェルの設定にすると、正常に復帰します。

①インジェクタのアイコンを右クリック



②ウェルプレートの割り当てをクリック



③プレートのコンフィグレーション欄を設定し、実際にセットしたプレート名を選ぶ



「上のプレート」は奥側のプレートです。
「下のプレート」は手前側のプレートです。