

(B) ChemStationメソッド&コントロール

LC7. 分析を開始したが、スタートしません。考えられる原因は何がありますか？

- (1) システム内でノットレディ状態のモジュールがありませんか？ ChemStationにコンフィグレーションされていない機器の電源がオンになっていてノットレディ状態の場合、開始できない場合があります。
- (2) マニュアルインジェクタなど、スタート信号を出す外部機器が正しい設定になっているか、正しくケーブルが外されていますか？ **マニュアルインジェクタを併用する場合は、LOAD側に戻してスタート信号を初期状態に戻します。外部機器からスタート信号を受けるシステムの場合、その機器を使用しない時はスタート信号ケーブルを外しておくことをお勧めします。**

LOAD側に戻したマニュアルインジェクタ



スタート信号ケーブルの配線図

