

バラストバルブが固くなった場合の対処方法

毎週バラストバルブの開閉を実施するとバルブ部分にスラッグが溜まり開閉が固くなる場合があります。点検、開閉動作時に固くなっている場合には下記の対処をお願いします。

- 必要工具：
- ・ マイナスドライバー
 - ・ 六角レンチ (HPLC の工具含む)
 - ・ RP のオイル少量

1. マイナスドライバーでバラストバルブのカバーを外す。



2. 六角レンチで固定ねじを外します。



ご不明な点は、カスタマコンタクトセンターまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>



3. バルブキャップを外します。



4. ロータリーポンプのオイルを少量取って4-5滴垂らします。



5. バルブを取りつけて何度か回転してなじませます。



固くなったバルブを無理にプライヤー等で無理に回転すると壊れている場合があります。

上記の対応で大抵の場合復旧しますが、回転しない状態になっている場合にはRPの交換が必要です。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンターまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>