

### (C) ChemStation データ解析

共通3. 解析画面のクロマトグラム表示で、縦軸と横軸の設定をしたが反映されません。  
なぜでしょう？

プルダウンメニューより[グラフィックス]→[シグナルオプション]を開き、**マルチクロマトグラムのスケールを「全データ同一スケール」に変更**してください。

シグナル オプション: 機器 1

含む

<input checked="" type="checkbox"/> 軸(A)	<input checked="" type="checkbox"/> 化合物名(C)	<input checked="" type="checkbox"/> リテンション タイム(R)
<input checked="" type="checkbox"/> ベースライン(B)	<input checked="" type="checkbox"/> チェック マーク(T)	<input type="checkbox"/> ピーク ラベルを重ねない

ピーク ラベル フォント

フォント名: Arial  
フォント サイズ: 8

フォント(O)...

範囲

<input checked="" type="radio"/> フル(F)	最小値	最大値
<input type="radio"/> 範囲設定(U)	時間範囲:	
<input type="radio"/> 自動スケール(S)	レスポンス範囲:	-0.100 0.300

マルチクロマトグラム

レイアウト: 分割      スケール: **全て同一スケール**

ズーム分割

OK      キャンセル      ヘルプ

ここを変更する