


(C) ChemStation データ解析

共通7. 小さなピークを拾わせるには？

スロープ、面積リジェクトを現在の値より小さくしてみてください。

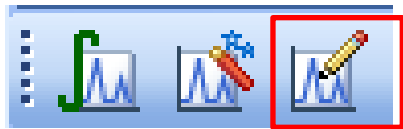

[積分イベントテーブル設定]の
アイコンをクリック

スロープや面積リジェクトの値を小さくする

積分 イベントテーブル設定

積分イベント

積分イベント	値
タンジェント スキム モード	スタンダード
テール ピーク スキム 高さ	0.00
フロント ピーク スキム 高さ	0.00
スキム 谷比	20.00
ベースライン補正	クラシカル
ピーク谷比	500.00

シグナル特定イベント:

FID1 A 指定

時間	積分イベント	値
初期	スロープ感度	.82695377
初期	ピーク幅	.01232342
初期	面積リジェクト	.06768354
初期	高さリジェクト	8.8457688
初期	シールド	オフ