

(D) ChemStation レポートレイアウト


共通1. シーケンス印刷を行うと枚数が多い。以前のバージョンのように枚数が少なくて済む印刷フォーマットに変更したい。

設定ファイルの変更が必要です。

① ChemStationを終了させます。

② C:\WINDOWS\Chemstation.iniをメモ帳で開き、[PCS]の項目の最終行([PCS,1]の1つ上の行)に「PrintSeqOldLayout=1」と入力し、ファイルを上書き保存します。

ChemStationを再度起動させると、旧フォーマットでの出力が可能になります。元に戻すには、「PrintSeqOldLayout=1」の行を削除して、ファイルを上書き保存します。

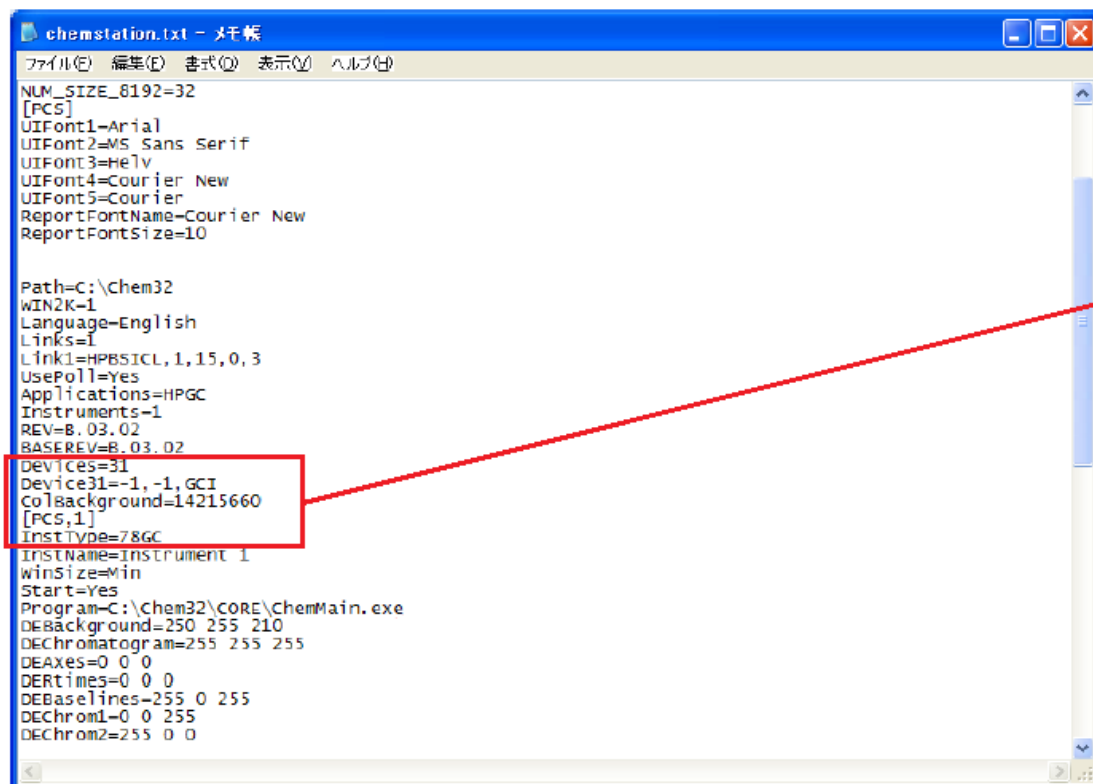

```
chemstation.txt - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
NUM_SIZE_8192=32
[PCS]
UIFont1=Arial
UIFont2=MS Sans Serif
UIFont3=Helv
UIFont4=Courier New
UIFont5=Courier
ReportFontName=Courier New
ReportFontSize=10

Path=C:\Chem32
WIN2K=1
Language=English
Links=1
Link1=HPBSICL,1,15,0,3
UsePoll=yes
Applications=HPGC
Instruments=1
REV=B.03.02
BASEREV=B.03.02
Devices=31
Device31=-1, -1, GCI
ColBackground=14215660
[PCS,1]
InstType=78GC
InstName=Instrument 1
WinSize=Min
Start=Yes
Program=C:\Chem32\CORE\ChemMain.exe
DEBackground=250 255 210
DEChromatogram=255 255 255
DEAxes=0 0 0
DETimes=0 0 0
DEBaselines=255 0 255
DEChrom1=0 0 255
DEChrom2=255 0 0
```

```
Devices=31
Device31=-1, -1, GCI
ColBackground=14215660
[PCS,1]
InstType=78GC
```

[PCS,1]の上の行に
PrintSeqOldLayout=1
と入力