


## (D) ChemStation レポートレイアウト

共通2. レポート出力時、面積値の数値がe(指数)を含めた表示になってしまう。少数点以下を変更したり、このe(指数)表示をなくすことは可能でしょうか？

クラシックレポートの場合、この表示は変更できません(クラシックレポートのカスタム作成をすれば可能です)。インテリジェントレポートを使用すると、値の書式の設定で四捨五入の設定や、有効数字の桁数を設定することができます。

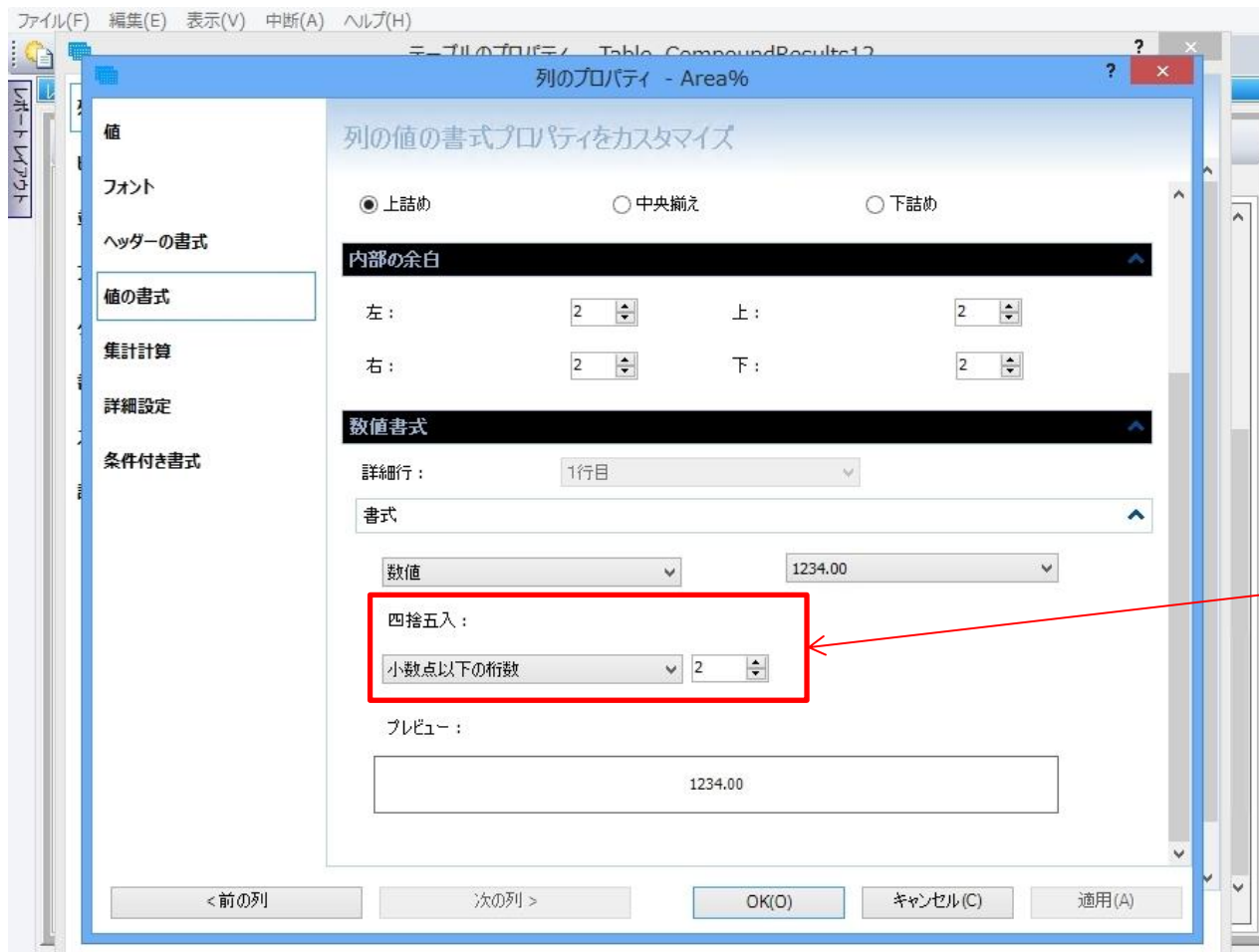

インテリジェントレポートでは  
ここで設定を変更できます