


## キャピラリ専用FIDとパッキン兼用FIDの見分け方

FIDメンテナンス用部品を注文する際は、ご使用のGCにどの種類のFIDが取り付けられているかを確認してください。FIDには2種類のバージョンがあります。

キャピラリ専用  
FIDの接続部分



パッキン兼用  
FIDの接続部分

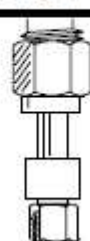

パッキン兼用FIDの場合は、ほとんどの場合、ナットウォーマーカップ（保温カップ）が装着されています。



ご使用中のGCに取り付けられているFIDの種類を確認するには、オーブドアを開き、検出器底のフィッティングを調べます。上記の図と比較してください。