

**Q** [分析] 画面で、「〇〇ランプの mA 時間を超えました。」のメッセージが出る。

**A** ランプの積算時間をリセットしてください。

対象ランプの電流値(mA) × 使用時間(h)が、交換の推奨値を超過した時に出るメッセージです。ランプが消耗していなければ、数値をリセットすることでメッセージを消すことができます。


1.SpectrAA ソフトウェアを起動します。[管理]をクリックします。



2.[使用カウンタ]をクリックします。



3. ①エラーメッセージが出ているランプを選択し、②[選択したランプのリセット]をクリックします。  
③新しいシリアル番号を入力し、[OK]を押すと mA 時が 0 にリセットされ、分析時にエラーが出なくなります。

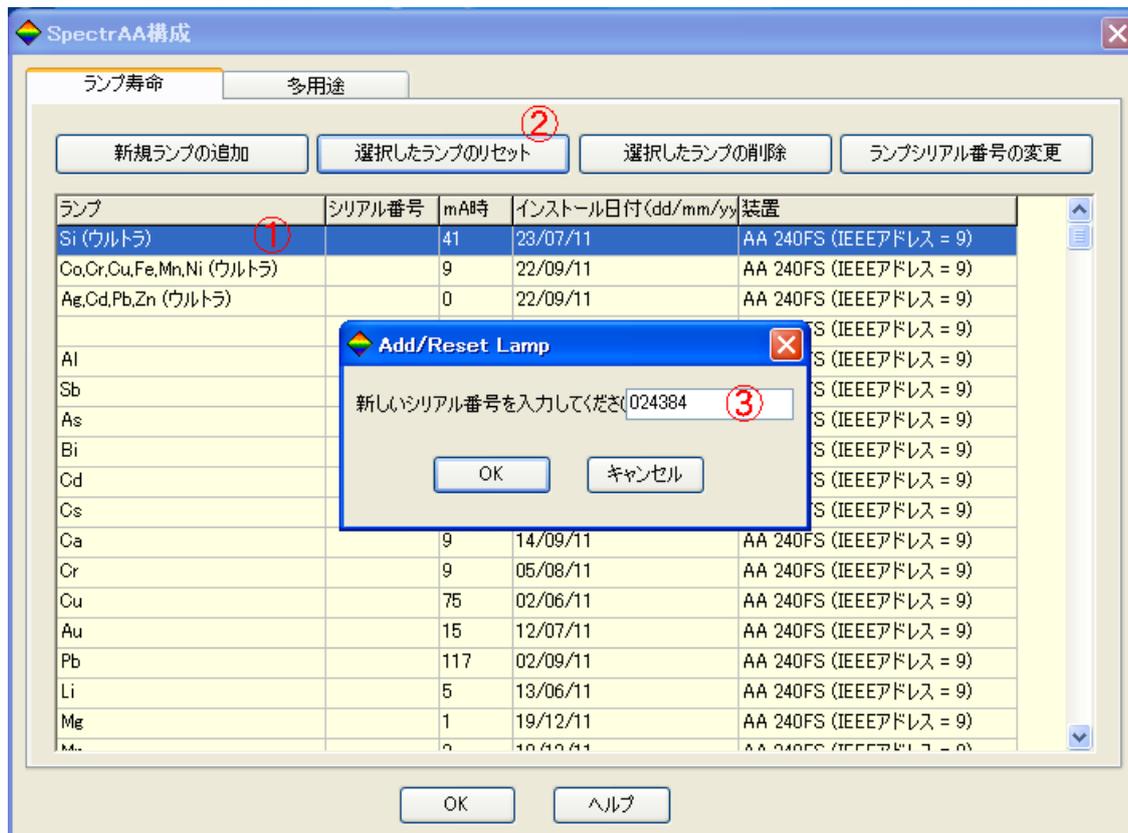

新しい HC ランプに交換される場合は、[選択したランプのリセット]ではなく、[選択したランプの削除]をクリックしてください。対象ランプの行が削除されます。新しい HC ランプを使用すると、自動的に新しいランプの行が追加されます。

ご不明な点は、カスタマコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00,13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>