

FID Lit オフセットを調整する

FID Lit オフセットを調整するには、以下の手順を実行します。

- 1 **[Config]** を押します。
- 2 **Front Detector (フロント検出器)** または **Back Detector (バック検出器)** (検出器が取り付けられている所) までスクロールし、**[Enter]** を押します。
- 3 **Lit offset (Lit オフセット)** までスクロールします。**Lit offset (Lit オフセット)** 行が強調表示された状態で、検出器の新しいパラメータを入力し、**[Enter]** を押します。
- 4 Lit オフセットは ≤ 2.0 pA、または FID 点火時の通常のシグナル値よりも低くなければなりません。