


G1888Aヘッドスペースサンプラー詳細エラー内容確認方法

ハードウェアエラー発生時に、エラー番号と詳細なエラー内容を確認していただくとスムーズな現象確認ができます。G1888Aヘッドスペースサンプラーでのエラー内容の確認は下記のように行います。

1－ 本体の「Menu」キーを押します。



2－ 「▲」「▼」キーを押して、「Advanced Functions」を選び、「Enter」キーを押します。

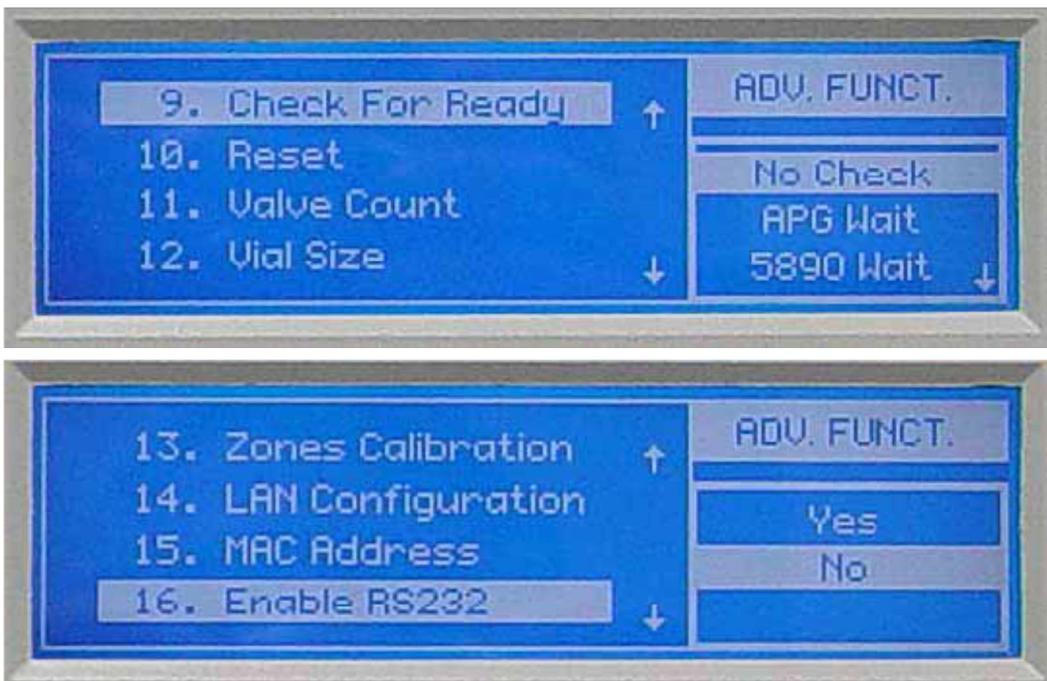

3－ 「▲」キーを押して、「19.Diagnostic」を選び、「Enter」キーを押します。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00～12:00、13:00～18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>



4 - 下記の画面が出るので、「▲」「▼」キーを押して「FAIL」の項目までスクロールします。

Firmware rev.: A.01.01		DIAGNOSTIC
ROM check:	OK	
RAM check:	OK	HSS FAULT
Serial#: US0000LP22	↓	HARDWARE ERROR

Firmware rev.: A.01.01		DIAGNOSTIC
ROM check:	OK	
RAM check:	OK	
Serial#: IT004410010	↓	RUNNING

Sample Valve: FAIL	↑	DIAGNOSTIC
Vent Valve:	OK	
Press Valve:	OK	RUNNING
Lifter Tray:	OK	
Lifter Sampling:	OK ↓	

Shutter: OK	↑	DIAGNOSTIC
Tray	OK	
Carousel	OK	RUNNING
Oven Sensor	OK	
Loop Sensor	OK ↓	

Trans. Line sensor: OK	↑	DIAGNOSTIC
LAN interface:	OK	
Vial press. sensor:	OK	RUNNING
Carrier press. sens.:	OK	

ご不明な点は、カスタマコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)


電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

http://www.agilent.com/chem/jp

5- 項目を選択したのち「Enter」キーを押すと内容が表示されます。

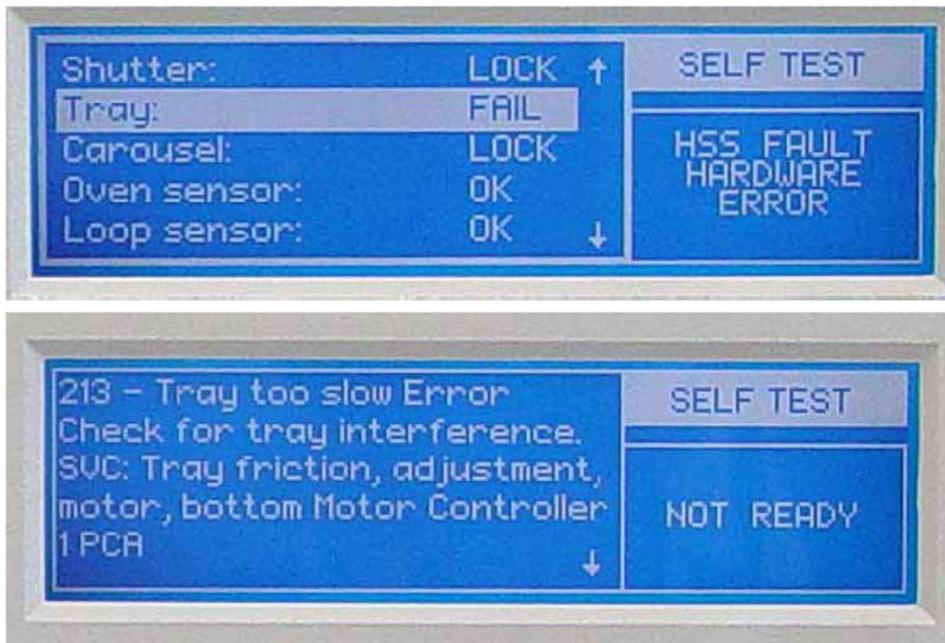

6- 左上に表示された3桁の数字と「-」の右側に表示された英文を控えます。
(数字の表示がある1行の内容のみで結構です)

7- 「Clear」キーを押します。

「4-」から「6-」の手順を「DIAGNOSTIC」画面上の↓の表示が消えるまで繰り返します。
確認された「詳細エラー内容」を、カスタムコンタクトセンターの担当者にお伝えください。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>