


## MSD ChemStationにて「クロマトグラフ」または「スペクトル」を他のアプリケーションで使用するための方法

1) Windows画面にて、【スタート】 > 【ファイル名を指定して実行】を選択します。


2) Clipbrd と入力後、【OK】 をクリックします。

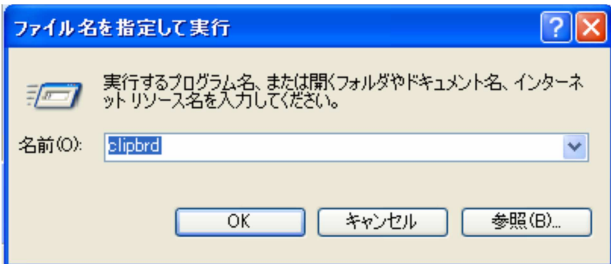

3) 【クリップブック】 が起動します。



4) 【拡張データ解析】画面にて、他のアプリケーションで表示させたい内容を準備します。

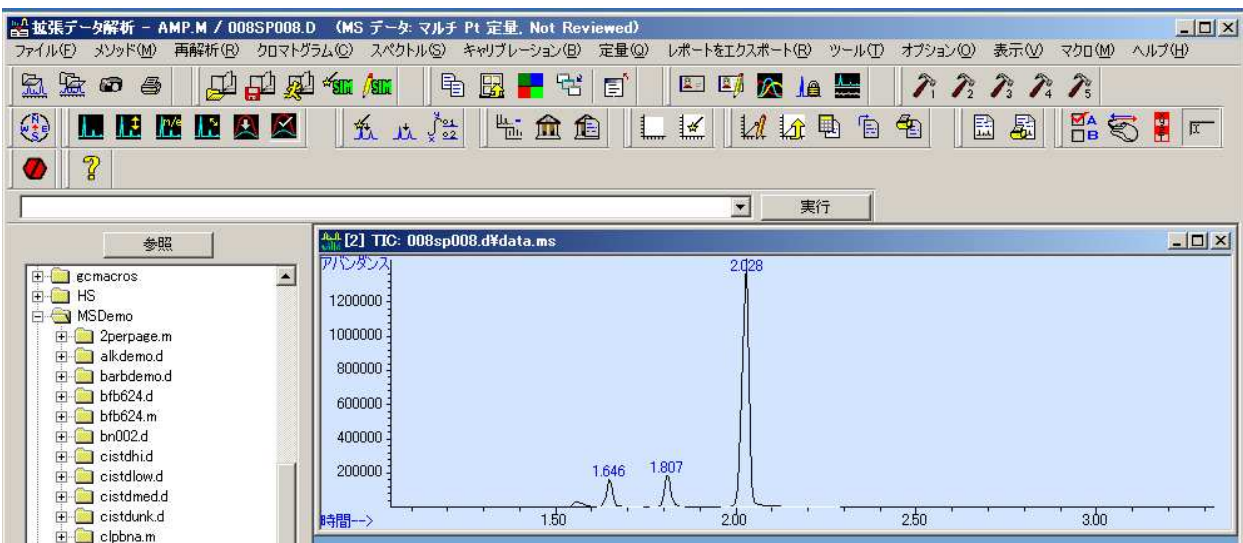

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)


電話  0120-477-111

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)


FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>

5)【拡張データ解析】画面 > 【ツール】メニュー > 【ウインドウをコピー】をクリックします。

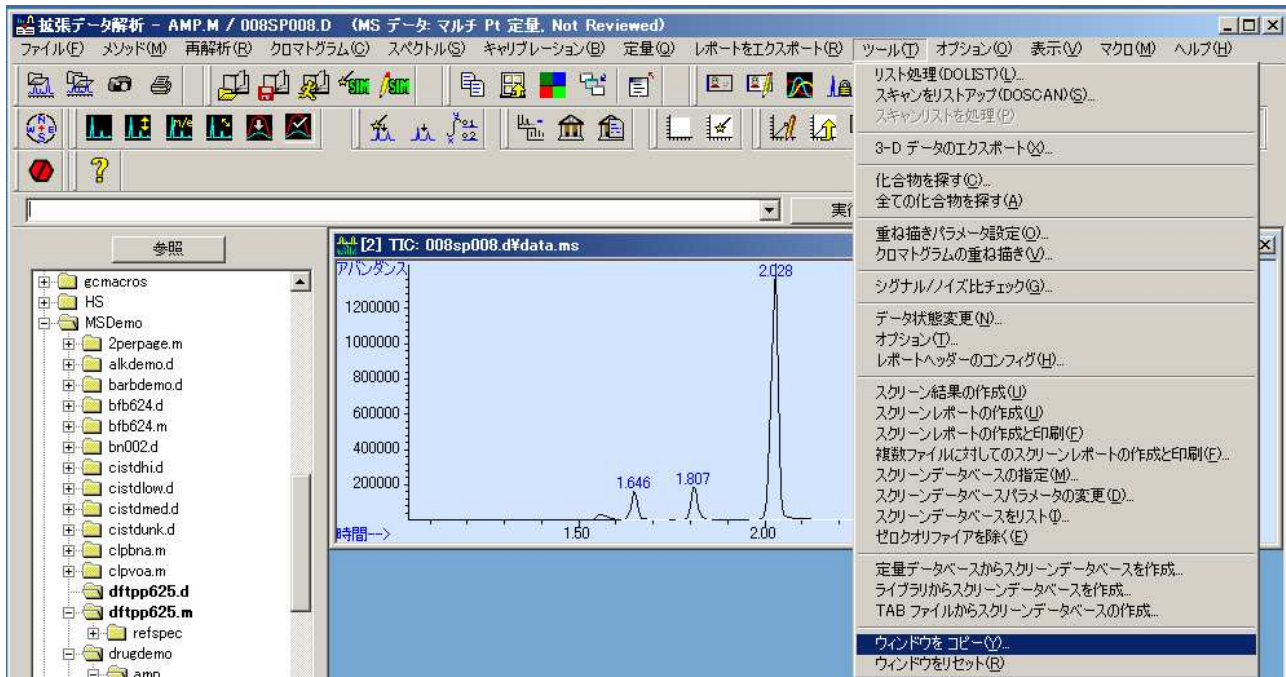

6) 実行後は、【クリップブック】にコピーした内容が表示されます。

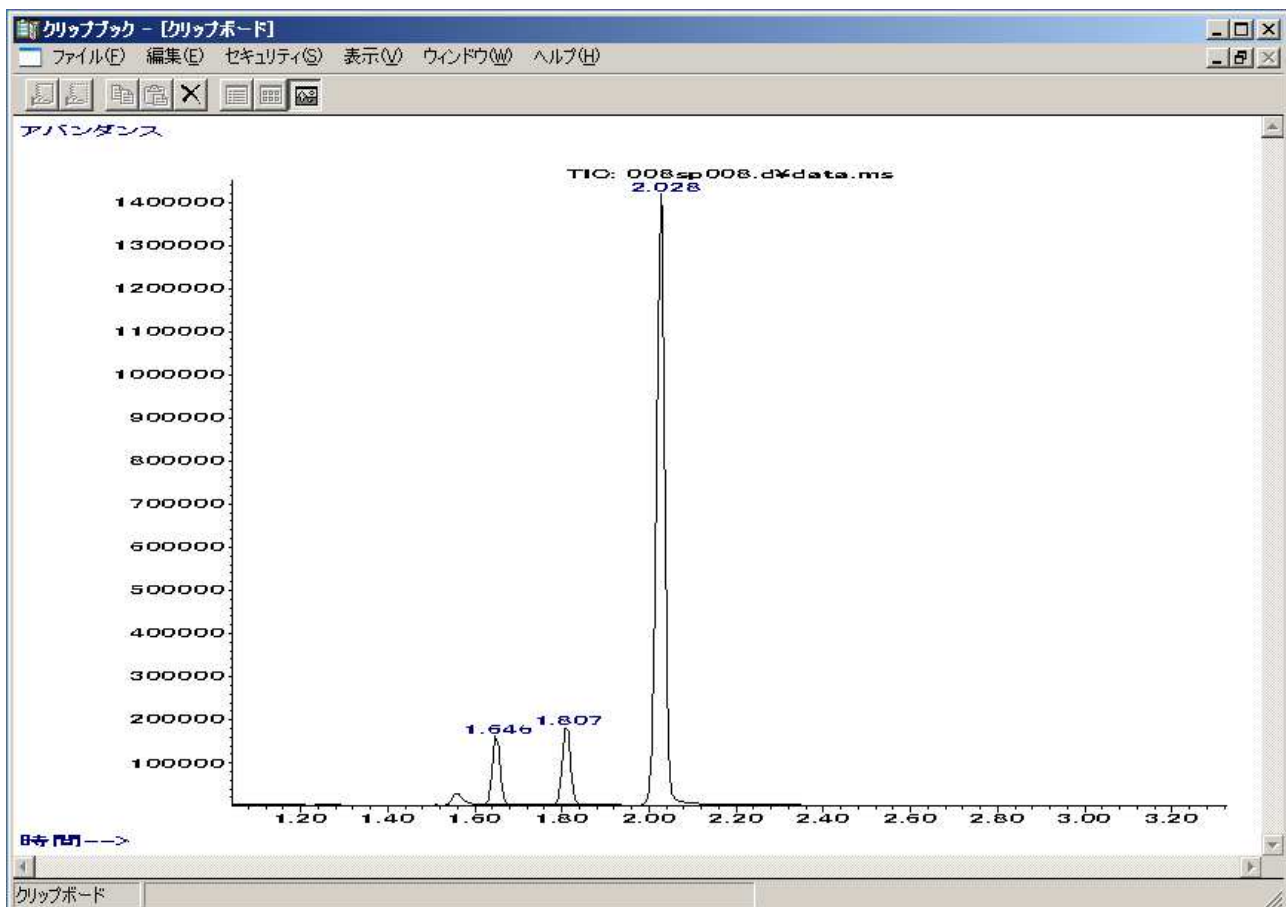

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>

7)【クリップブック】画面 >【ファイル】メニュー > 【名前を付けて保存】をクリックします。




8)【ファイルの種類】は【NTクリップボードファイル】にて保存します。



9) 保存した【NTクリップボードファイル】を、Microsoft OfficeがインストールされているPCにコピーします。  
(USBメモリなどにコピーして、ChemStation で使用されているPC とは別のPCで処理します)

10)【クリップブック】を、1)から3)の手順で起動します。

11)【クリップブック】画面 >【ファイル】メニュー > 【開く】をクリックしてファイルを読み込みます。

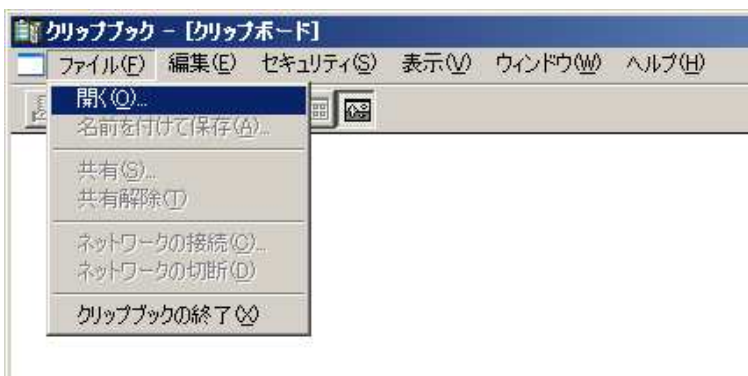

12)【Microsoft Office】のアプリケーションにて【貼り付け】プルダウンメニューの【形式を選択して貼り付け】をクリックして、【貼り付ける形式】は【図(拡張メタファイル)】を選択します。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>