



構造式データベースの登録方法

構造式データベース登録方法について説明いたします。

1. 「拡張データ解析」画面を開きます。

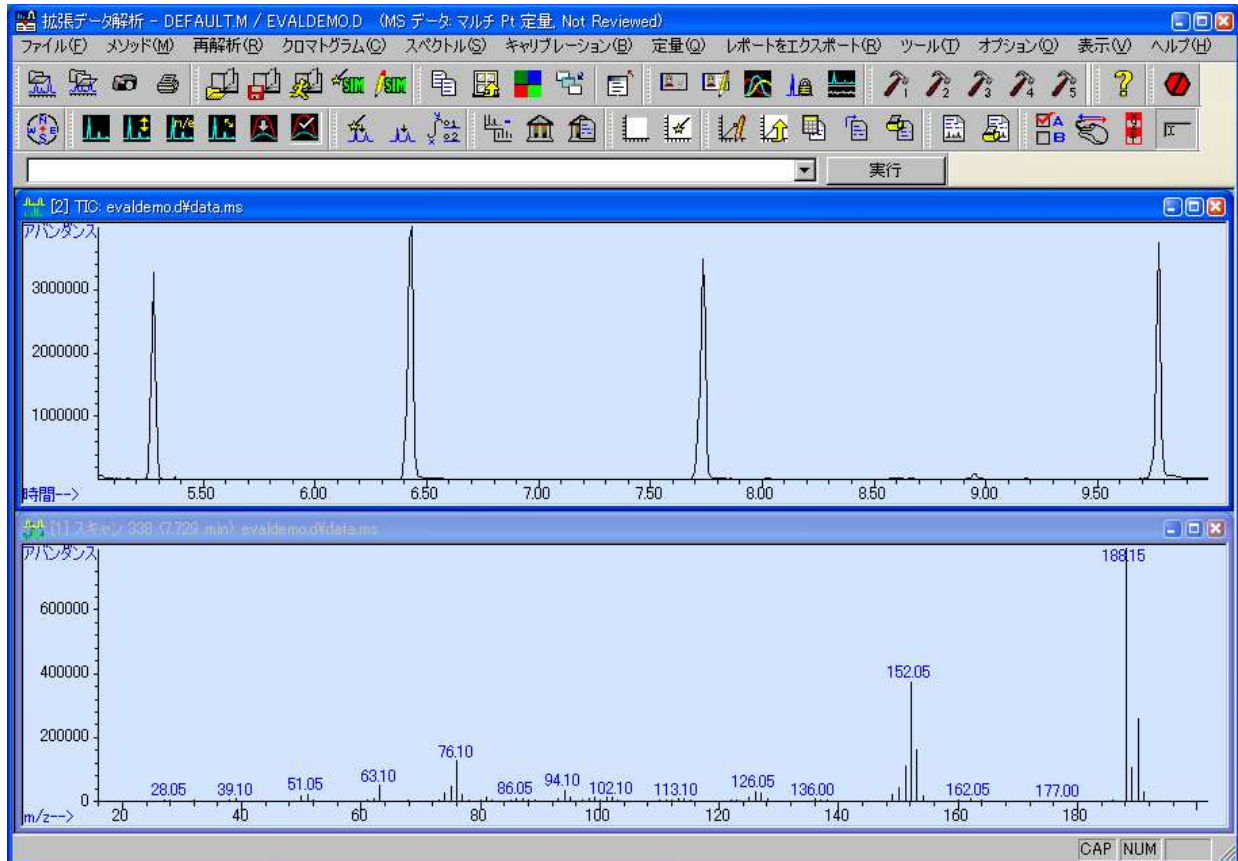

2. 「拡張データ解析」画面から、「表示」メニュー > 「パラメーター検索」をクリックします。

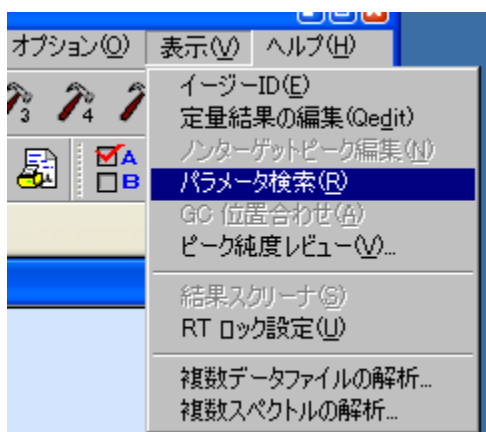

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>

3. 「検索パラメータ」ウインドウが表示されましたら、「キャンセル」をクリックします。



4. 「パラメータ検索モード」画面にて、「構造式」メニュー > 「構造式データベースの選択」をクリックし、使用する構造式データベースの選択画面を開きます。



5. 「化学構造式データベース」ウインドウにて、「ファイル追加」ボタンをクリックして新しい構造式データベースを追加登録します。



ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)


電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>

6. 新しい構造式データベースを選択します。

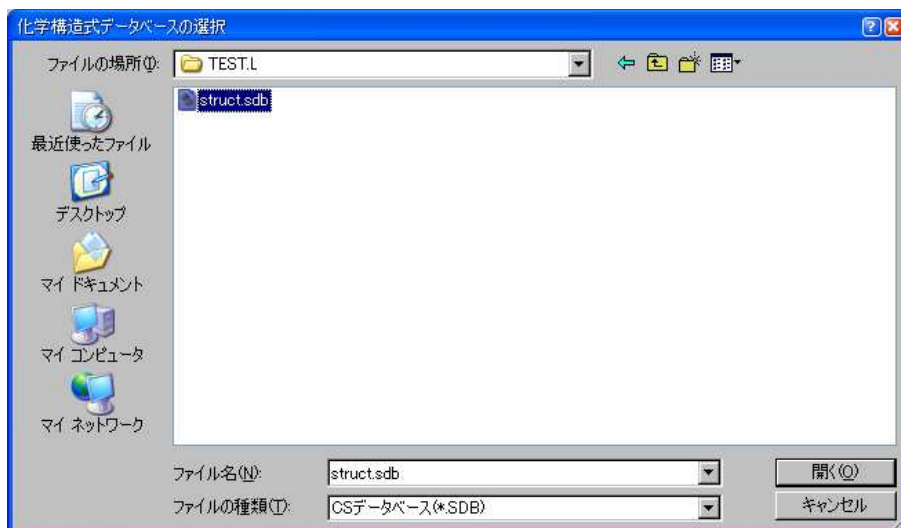


7. 検索する必要のない構造式データベースがあれば、削除します。



(もしくは優先的に検索する構造式データベースを検索の上位に設定してください)




8. データ解析画面に戻ります。

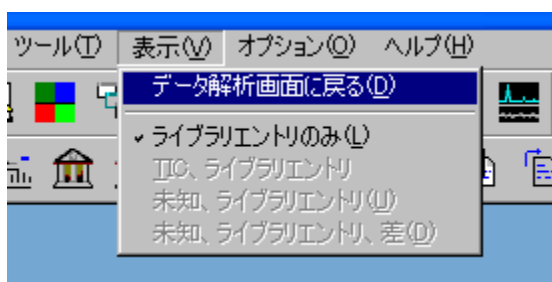


ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  **0120-477-111**
E-mail: email_japan@agilent.com
FAX  **0120-565-154**
http://www.agilent.com/chem/jp

9. 次に、構造式をスペクトル画面に表示する方法を紹介いたします。

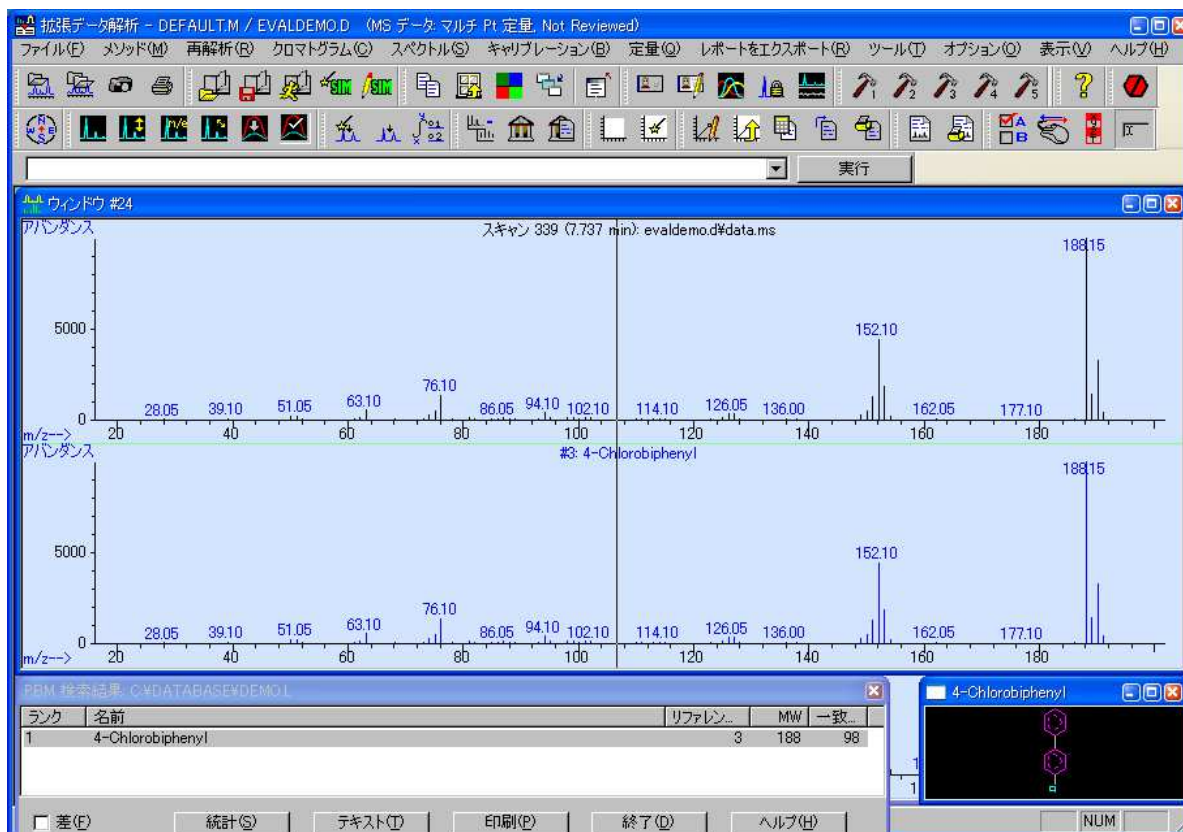

10. スペクトルのライブラリ検索後、マススペクトル画面の構造式を表示させたい範囲で右ドラッグします。

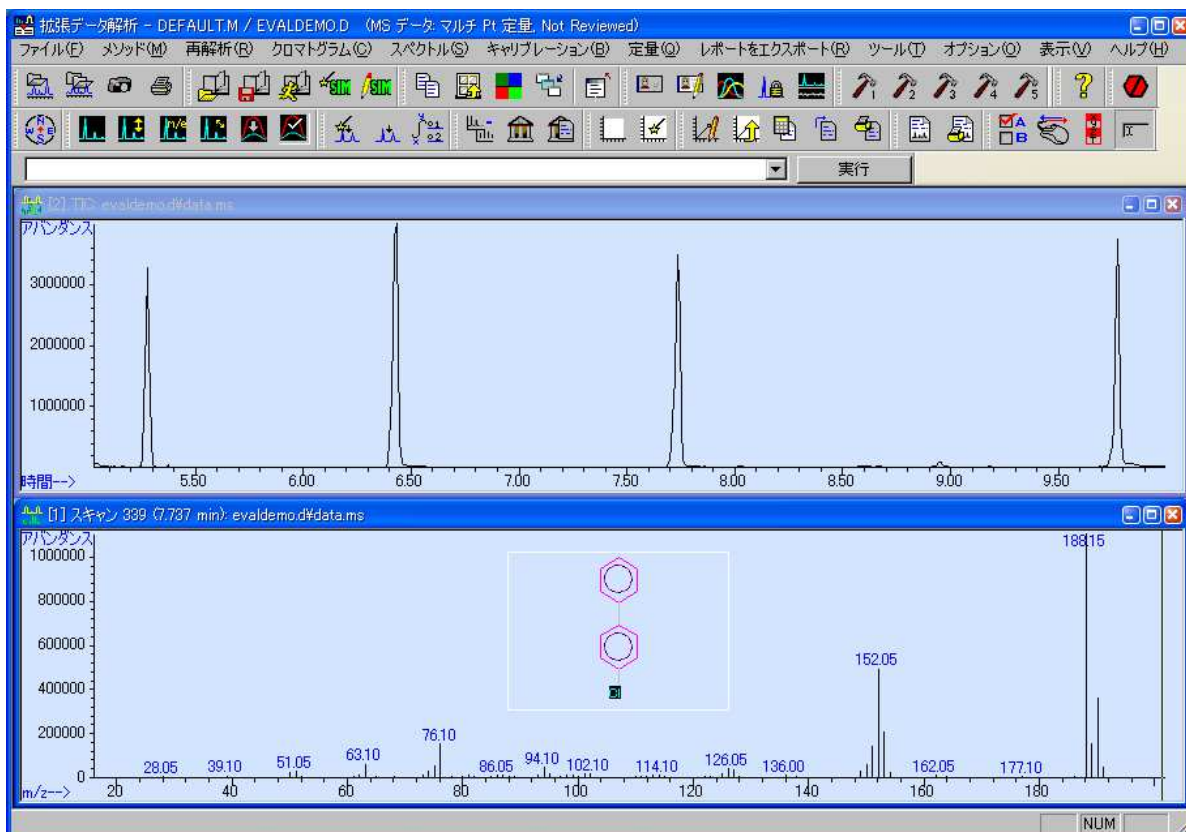

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンターまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>