
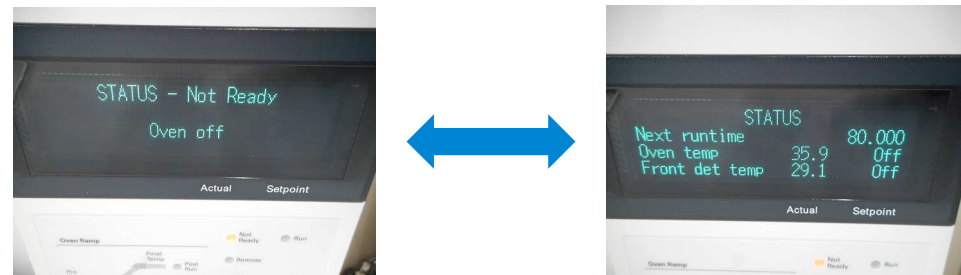


GCのStatusの確認方法

GCがうまく制御できないとき、GC本体にて問題が発生している場合があります。その時は、GC本体で現在の問題を確認することが必要です。GC本体で「Status」キーを押すことで、GCのディスプレイに表示させることができます。

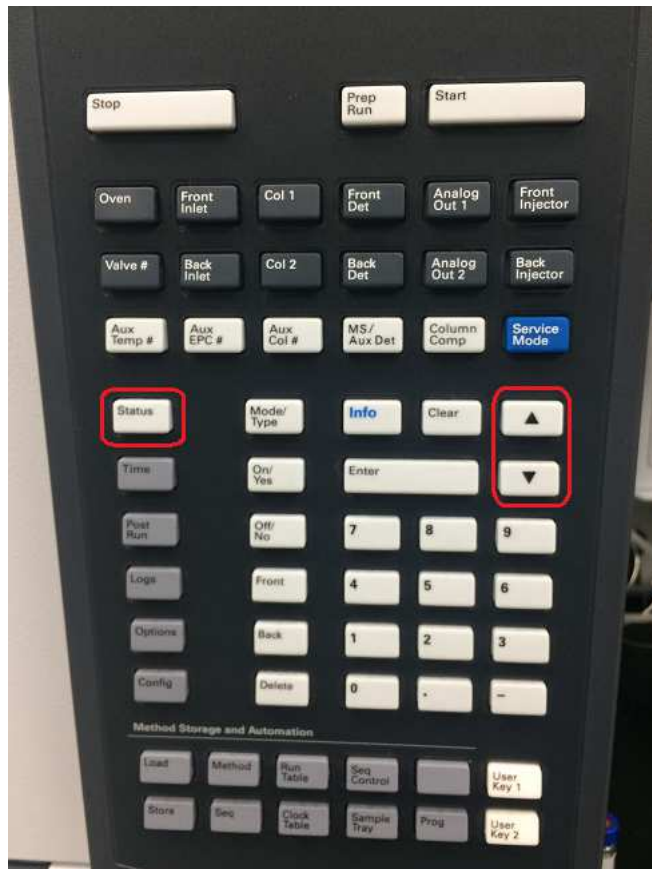

「Status」キーを続けて押すことで、上の二つの画面を切り替えて表示させることができます。GC本体に何らかの不具合が発生している場合は、左の画面にてエラーメッセージが表示されます。必要に応じて、「▲」、「▼」を押して画面をスクロールさせてメッセージを全て確認します。