


## イオン源の配線について(Extractor/Inert/SST)

イオン源洗浄の際には、これらのケーブルを取り外しを行う必要があります。ピンセットかラジオペンチを使用して、セラミックイオン源ボードのリード線をイオン源のコネクタから外します。続けてイオン源ヒーターとイオン源センサーのケーブルを取り外します。

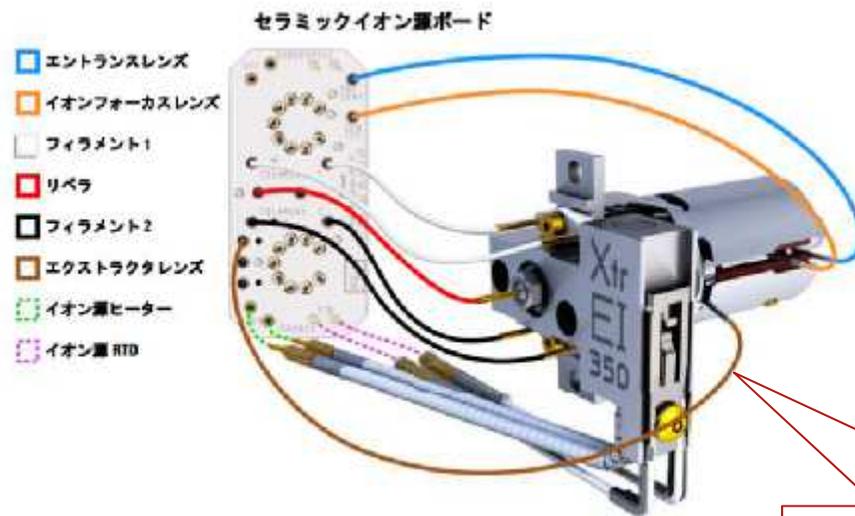

ケーブルを引き抜く場合は、ワイヤーではなくコネクタ部分を握って引き抜くようにしてください。  
また、ケーブルは必要以上に曲げないでください。

エクストラクタレンズの茶色のケーブルはInert/SSTイオン源にはありません。