



チューンに通らない時は

マニュアルチューンでスペクトルが検出されているか、
確認する。

6100シリーズLC/SQの場合

MSD Tune -Manual Tune

MSD Tuneモードで、マニュアル
チューンを実施します。

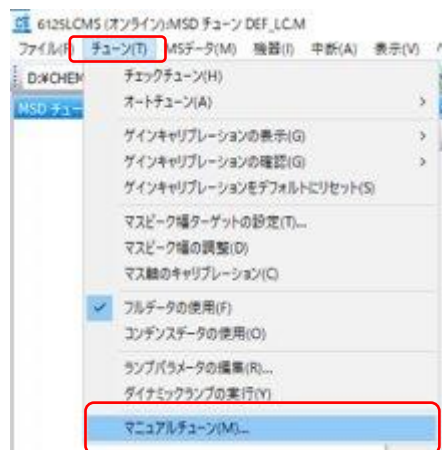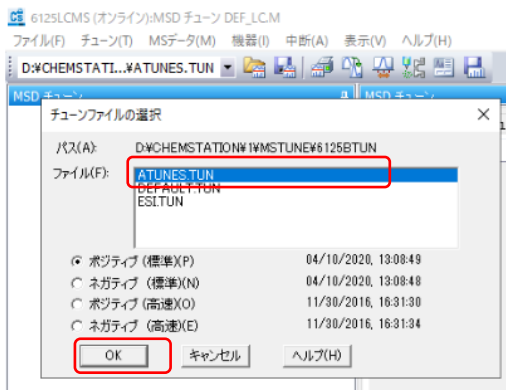

チューンに通らない時は

マニュアルチューンでスペクトルが検出されているか、
確認する。

6100シリーズLC/SQの場合（続き）

MSD Tune -Manual Tune

The screenshot shows the 'Manual Tune' window with several sub-dialogs open. A red box highlights the 'Manual Tune' button in the top-left corner. Another red box highlights the 'Calibration Selection' dialog, which is open over the 'Other Parameters' section. A third red box highlights the 'On' radio button in the 'Calibration Selection' dialog. A fourth red box highlights the 'Profile' button in the bottom-left corner of the main window. The 'Calibration Selection' dialog has 'On' selected under 'Calibration Selection'.

その他のパラメータで、キャリブ
ラントの選択画面を表示し、キャリブ
ラントOnのチェックを入れた後、
Profileのボタンを押してください。
Positive、Negativeでスペクトルが
正常に検出されるか、ご確認ください。

正常な状態であれば、各スペクトル
数万以上の強度で検出されます。

スペクトルが検出されないなど、ト
ラブルが解決できない場合は、File-
Printで作成した、Positive、
Negativeのpdfレポートを送りいた
だけますと、解決のヒントになりま
す。