


OpenLab CDS ChemStation Edition

～ソフトウェアバージョンがC.01.07以前の場合～

C:\¥Chem32 フォルダ毎バックアップが確実です。

この中にDataやMethods、Sequences、Tuneフォルダがあります。
数字はコンフィグレーションされている装置の数に応じて追加されます。



名前	更新日時	種類	サイズ
1	2019/05/12 16:21	ファイル フォルダ	
2	2020/04/23 9:47	ファイル フォルダ	
CE	2019/05/11 21:55	ファイル フォルダ	
CORE	2019/05/12 16:16	ファイル フォルダ	
DATA_ARCHIVE	2019/05/11 21:55	ファイル フォルダ	
DRIVERS	2019/05/11 21:56	ファイル フォルダ	
GC	2019/05/11 21:55	ファイル フォルダ	
IQTWizard	2019/05/11 21:55	ファイル フォルダ	
LC	2019/05/11 21:55	ファイル フォルダ	
MS	2019/05/11 21:56	ファイル フォルダ	
Nls	2019/05/11 21:56	ファイル フォルダ	
PEPTOOLS	2019/05/11 21:56	ファイル フォルダ	
REPSTYLE	2019/05/11 21:56	ファイル フォルダ	
SamplePrep	2019/05/11 21:55	ファイル フォルダ	
speclibs	2019/05/11 21:56	ファイル フォルダ	
License.rtf	2016/06/30 15:30	リッチ テキストドキュ...	16 KB

このフォルダ内にインテリジェントレポートのテンプレートがあります。

Dドライブなど、別の場所にDataなど保存している場合は、そのフォルダもバックアップします。

～ソフトウェアバージョンがC.01.08以降の場合～

C:\Users\Public\Documents\ChemStation フォルダ毎バックアップが確実です。

この中にDataやMethods、Sequences、Tuneフォルダがあります。
数字はコンフィグレーションされている装置の数に応じて追加されます。

名前	更新日時	種類	サイズ
1	2020/04/16 11:16	ファイル フォルダー	
2	2020/04/22 13:46	ファイル フォルダー	
LC	2020/04/16 11:17	ファイル フォルダー	
RepStyle	2020/04/16 10:23	ファイル フォルダー	
RTL	2020/04/16 10:23	ファイル フォルダー	
SamplePrep	2020/04/16 10:23	ファイル フォルダー	
SpecLibs	2020/04/16 10:23	ファイル フォルダー	

このフォルダ内にインテリジェントレポートのテンプレートがあります。

Dドライブなど、別の場所にDataなど保存している場合は、そのフォルダもバックアップします。