


Q プラズマが全く点灯しない。


A RF 電源のブレーカがオフになっている場合は、オンに戻してください。

[プラズマ点灯]ボタン  を押ししても、プラズマが全く点灯せず「内部エラー。Ws 非同期エラー : FF1255:内部エラー。RF エラー」とメッセージが表示された場合、RF 電源のブレーカがオフになっている可能性があります。

1. RF 電源のブレーカは装置背面にあります。装置を正面から見ると、左下辺りです。



2. 上がオン(1)、下がオフ(0)の状態です。オフになっている場合はオンにしてください。

3. 再度[プラズマ点灯]ボタン  を押します。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00,13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>