
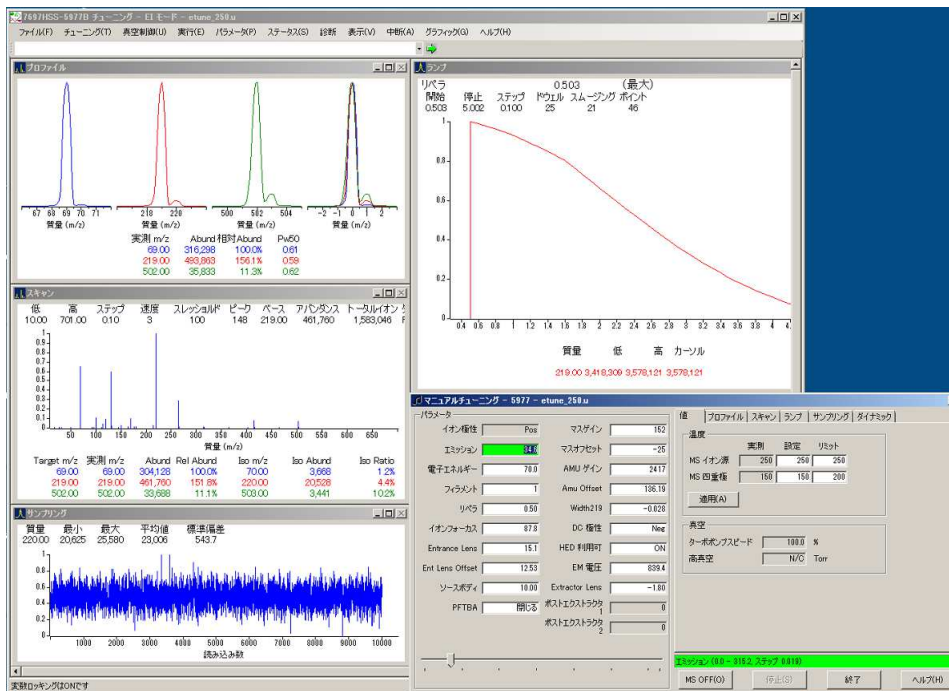
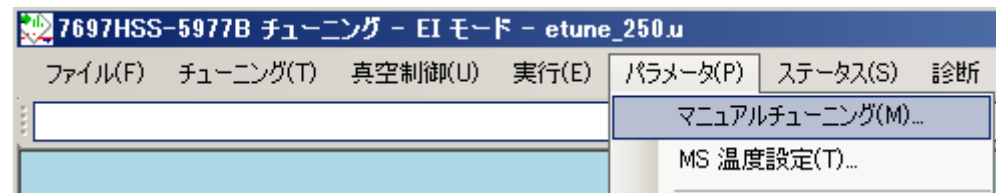


フィラメント切り替え方法(Mass Hunter Software)

機器コントロール画面から、マニュアルチューニング画面に切り替えます。


- ①「表示」>「チューニングと真空制御」を選択してください。
- ②次に、パラメータ>「マニュアルチューニング」を選択してください。

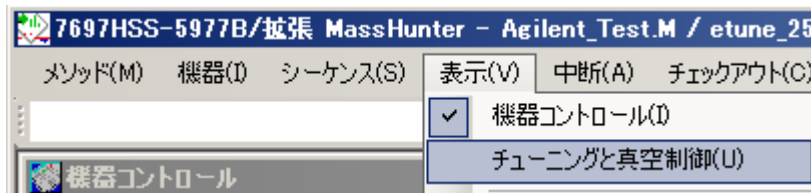

③設定により多少の配置の違いがありますが、左のようなマニュアルチューニング画面が表示されます。右下にある、チューニングパラメータが表示されているウィンドウ内の「フィラメント」の設定を変更します。


フィラメント切り替え方法(Mass Hunter Software)

- ④「フィラメント」のボックスにカーソルを移動して、ダブルクリックするとフィラメントが1⇔2と切り替わります。

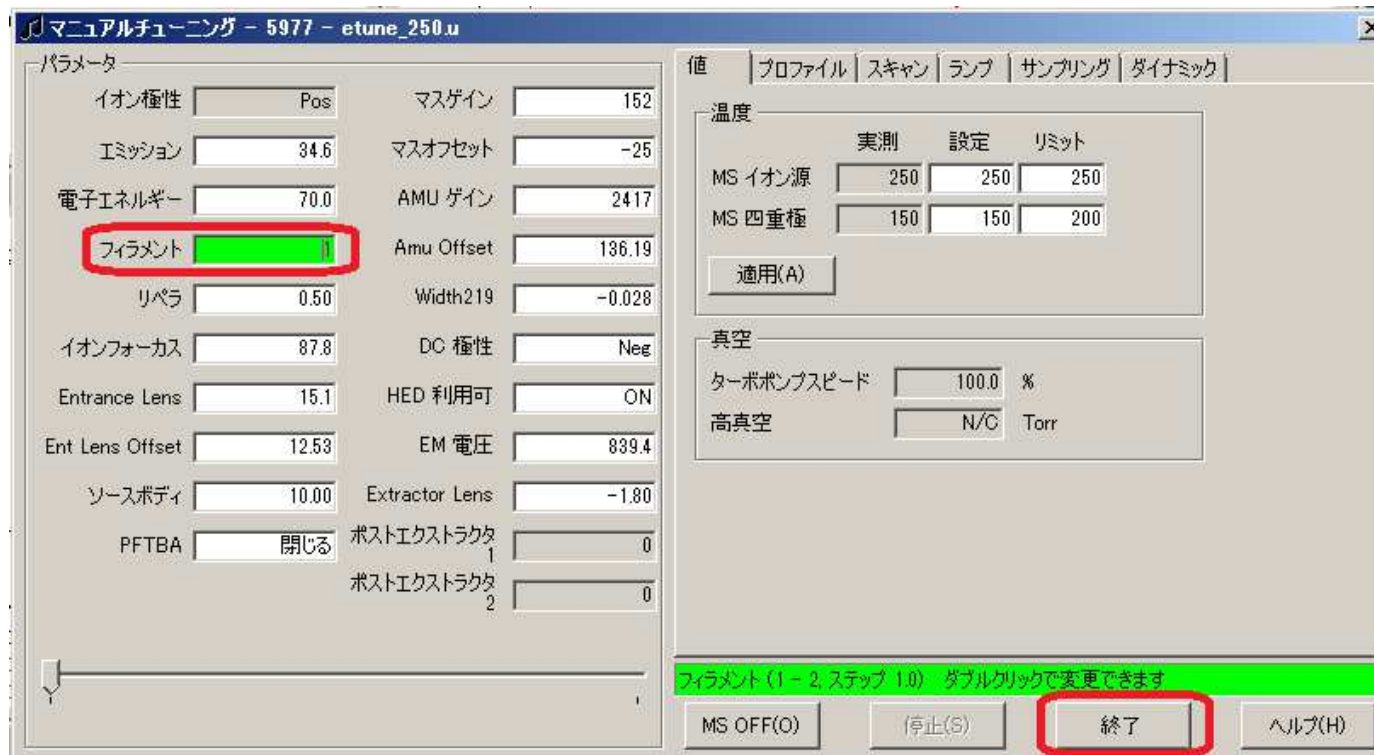

- ⑤フィラメントを切り替えたのち、画面右下にある「終了」を押します。

フィラメント切り替え方法(Mass Hunter Software)

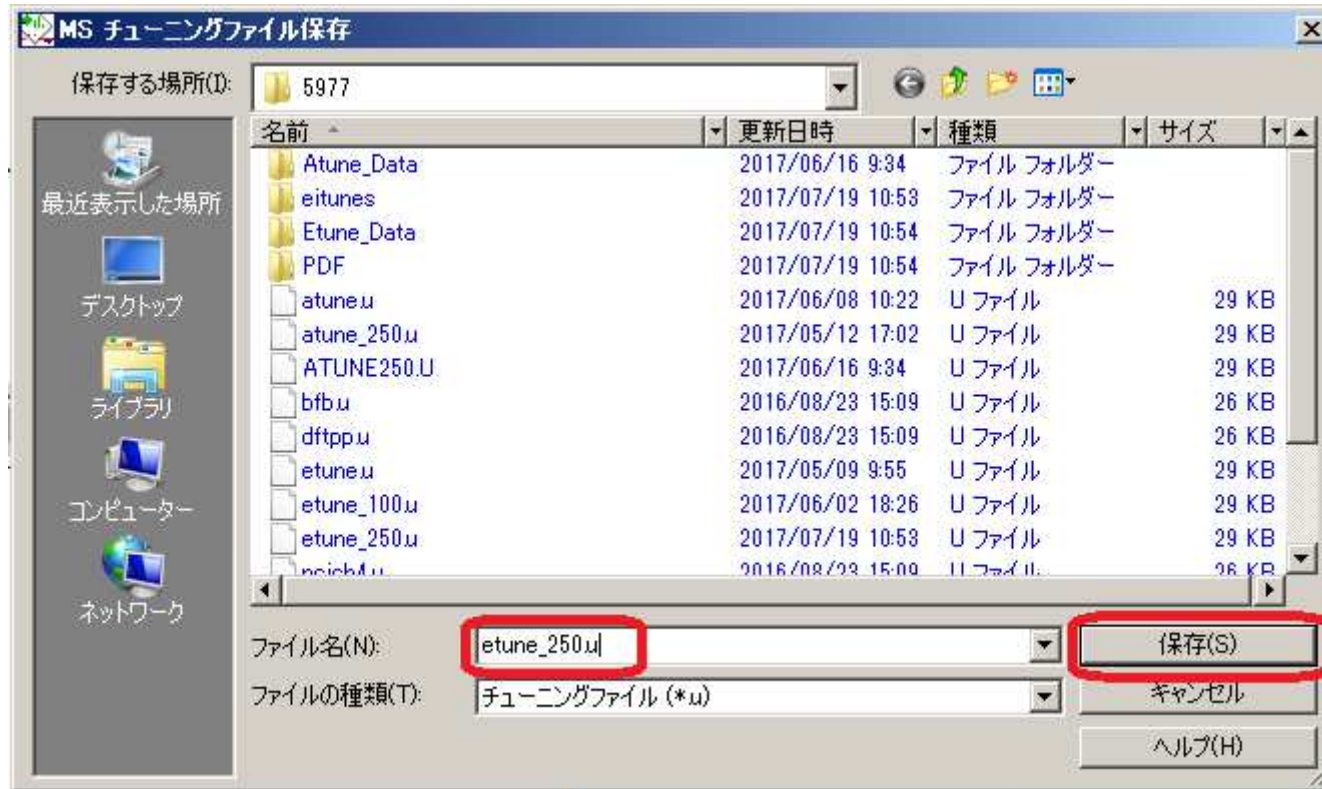

⑥次に、「MSチューニングファイル保存」のウィンドウが表示されますので、ファイル名に現在ご使用のチューニングファイルが表示されていることを確認して、「保存」を押します。

⑦保存後に、再度チューニングを実施してください。