

Mass Hunter Qualitative Analysis

クロマトグラムプロット線の太さ・色・パターンを
変えたい

Mass Hunter Qual.


クロマトグラムプロット線の太さ・色・パターンを変えたい

1.

Configuration

>Chromatogram Display Options...

を選択します

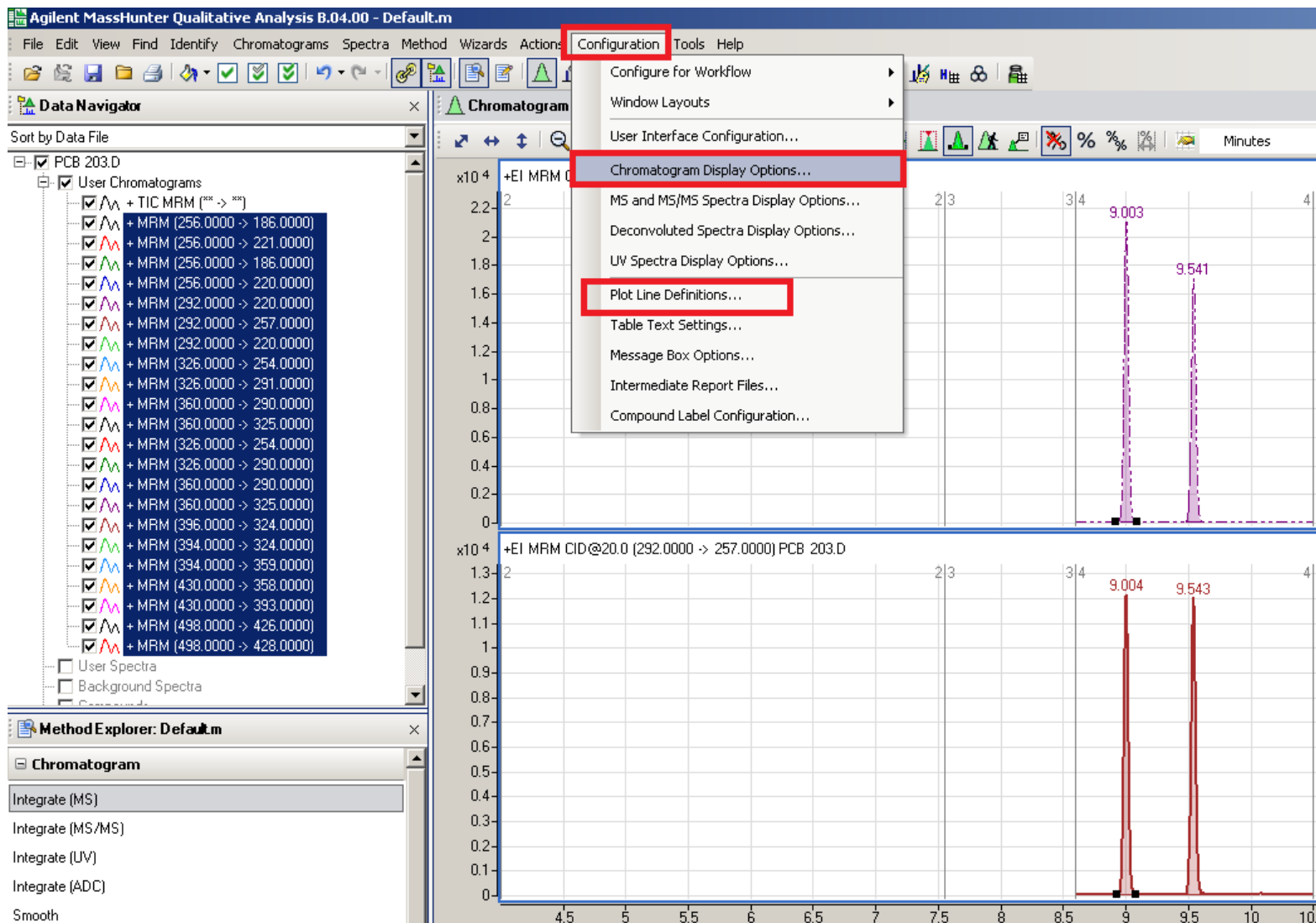


Mass Hunter Qual.

クロマトグラムプロット線の太さ・色・パターンを変えたい

2.

Plot lineでColor onlyを選択していると、色の違いだけになっています。

Pattern and width onlyだと、色は1色で太さやパターンが設定されます。一番下の選択肢だと全てが適用されます。

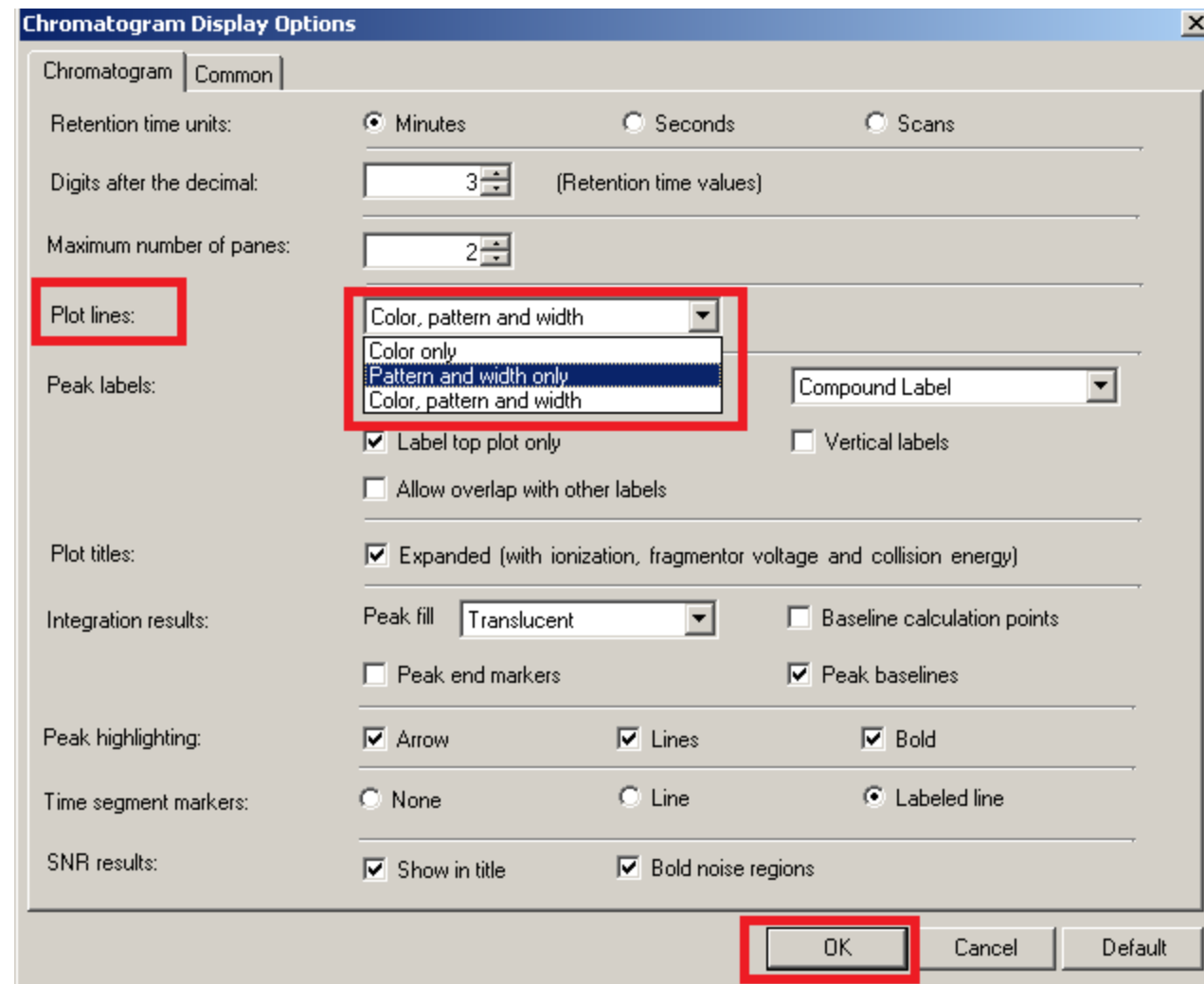


Mass Hunter Qual.

クロマトグラムプロット線の太さ・色・パターンを変えたい

3.

同じメニューからPlot Line Definitions..を選択します。

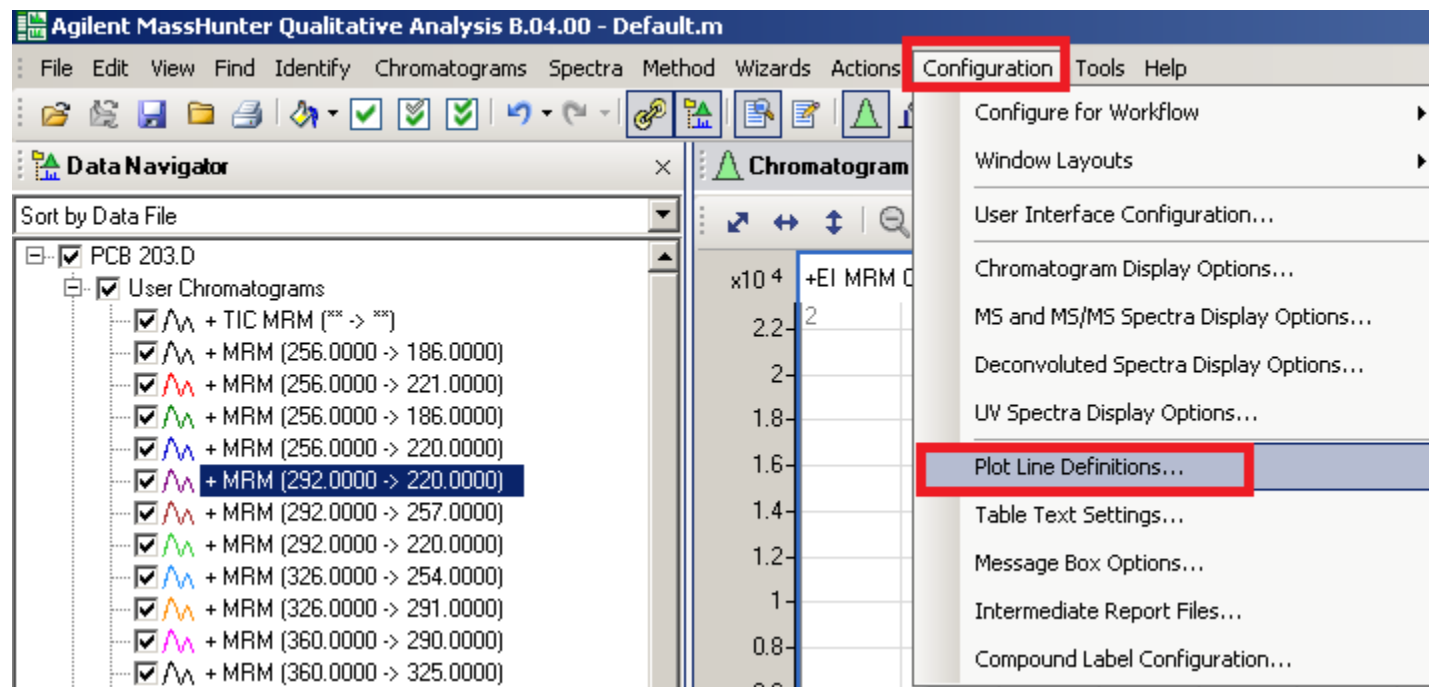


Mass Hunter Qual.

クロマトグラムプロット線の太さ・色・パターンを変えたい

4.

この画面で使用するプロット線の色や太さ、パターンを設定しておく、この内容がデータを開いたときに適用されます。

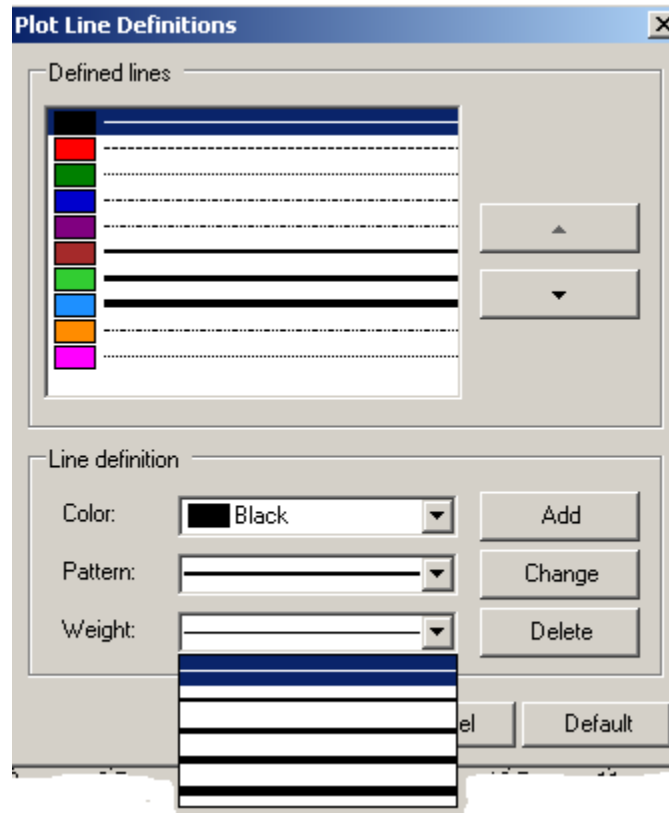



Mass Hunter Qual.

クロマトグラムプロット線の太さ・色・パターンを変えたい

5.

たとえば色を黒で統一して、線の太さとパターンだけ適用する設定にすると、右記のように表示できます。

※初期設定では、色の違いだけを適用して、線の太さとパターンは統一されていることが多いです。

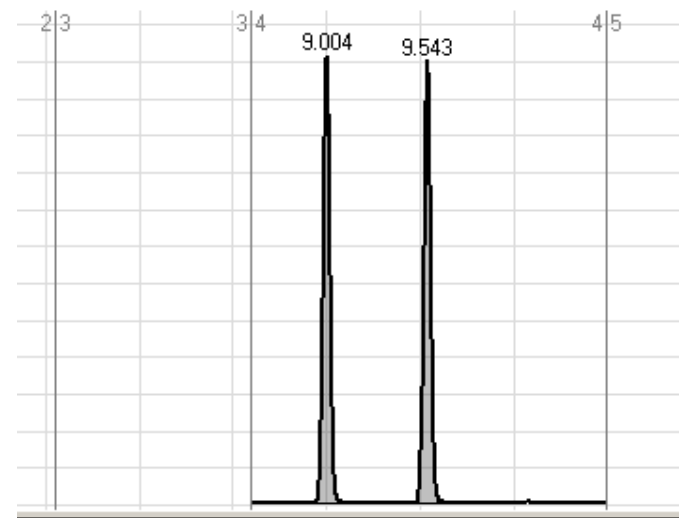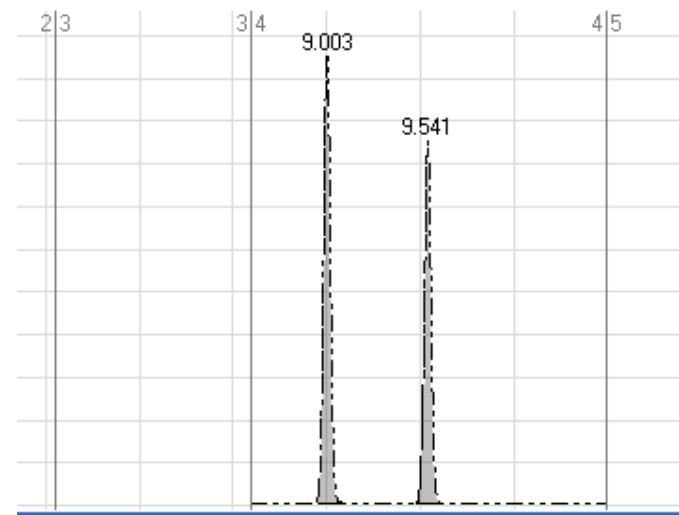

Mass Hunter Qual.

クロマトグラムプロット線の太さ・色・パターンを変えたい

6.

たとえば色を適用して、線の太さとパターンは統一する設定にすると、右記のように表示できます。

※初期設定では、このように色の違いだけを適用して、線の太さとパターンは統一されていることが多いです。

