

Q フレーム点火ボタンを押して、イグナイタから火柱も出ているが、バーナーに着火しない。

A イグナイタノズルにススが詰まっているかもしれません。クリーニングワイヤでメンテナンスをします。

イグナイタにススが詰まり、火柱が短くなっていることが考えられます。
ネブライザのメンテナンス時に使用する「クリーニングワイヤ」を用い、イグナイタノズルを掃除します。

1. フレームシールド、チムニー(煙突)を取り外します。

2. サンプルコンパートメント(銀色)を固定しているネジを2本緩め、サンプルコンパートメントを取り外します。



3. イグナイタズルにクリーニングワイヤを挿入します。手前奥に動作させ、イグナイタズルに付着したススを取り除きます。



図のイグナイタの穴の中に非常に細い金属の配管があります。これがイグナイタズルです。暗くて見えにくい場合は、ペンライトで照らして確認をします。

イグナイタズルの内径はクリーニングワイヤの外形とほぼ同じです。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンターまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>