

**Q** PSD オートサンプラのアームが下がらない。

**A** アームを上下動させる棒のメンテナンスしてください。

アームの支点にはカムが取り付けられており、棒が上下動することでアームを制御しています。アームを持ち上げる時はモータの力を使いますが、下がる時はアームと棒の重さです。棒とその棒が収まる穴に埃や汚れが詰まった場合、アームと棒の重さではアームが下がらなくなることがあります。棒のメンテナンスをしてください。

1.カバープローブ上の黒いキャップを取り外すと、図のように+のビスが隠れています。このビスも取り外します。



2.カバープローブを上方方向にスライドさせ、アームを装置奥側へと倒します。  
アームの支点部分に丸くて白い部品が見えます。これが棒のヘッド部分です。



3.ラジオペンチで棒を引き抜きます。



4.棒が黒く汚れているときは拭きとります。  
棒が収まっていた穴は綿棒で掃除します。



棒を戻す時に CRC を塗って頂いても構いません。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00,13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

FAX  0120-565-154

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

<http://www.agilent.com/chem/jp>