


任意のデータで新しい結果setを作成する方法

1)データ解析画面のナビゲーションテーブルを「消しゴムのアイコン」を押してクリアします。

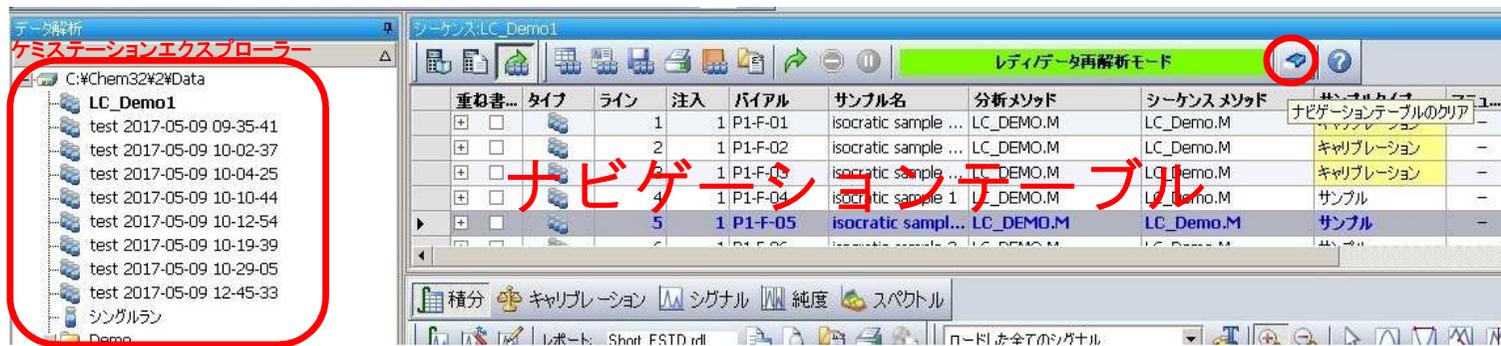

2)ケミステーションエクスプローラーから任意の結果セットやシングルランを右クリックメニューの「データファイル追加」を選択します。データファイルの追加ウィンドウで追加したいデータにチェックを入れ「okボタン」を押します。さらに別の結果setやシングルランから追加したい時は、「データファイル追加」を繰り返してください。

3)ナビゲーションテーブルに追加されたデータを確認し、新しい結果setを作るデータを選択します。
(Ctrl+クリックで複数選択・全て選択する場合は一番上をシングルクリックで選択後、一番下をShift+クリック)

4)ナビゲーションテーブルでデータ選択後、シーケンスメニューの「新規結果セット作成」を選択すると、新規結果セット作成画面が出ます。この結果セットで使用したいメソッドをマスターメソッドから選択し、出力先のパスを確認後、出力先のフォルダ名（新しい結果setの名前）を入力してokを押すと新しい結果セットが作成されます。（白い3本のボトルのアイコンでナビゲーションテーブルに表示されます）

