



## システムアクティビティログの管理方法

こちらの内容は、「コンテキストヘルプ」の内容を抜粋、加筆したものです。( )

### アクティビティログの管理

#### アクティビティログを作成するには

【ナビゲーション】パネルの【システムコンフィグレーション】項目にて、右画面に表示される【アクティビティログ】を有効にする必要があります。（「アクティビティログを有効にする」手順は以下です。）

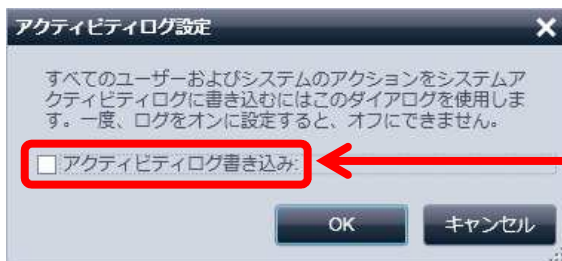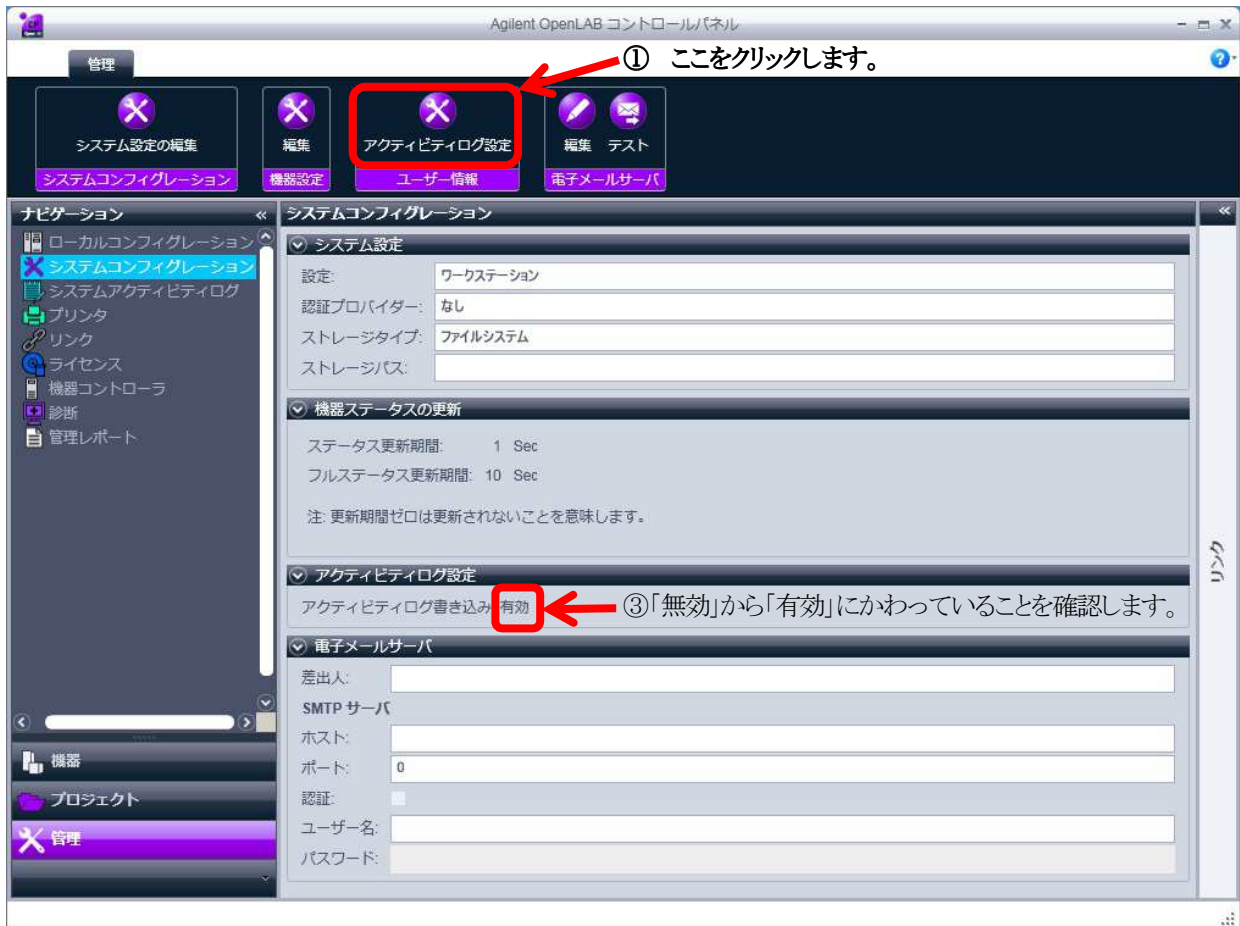

**注意:** 上記のウインドウの内容のように、一度「有効」に設定しますと「無効」に変更することができません。  
 確認した上で設定をしてください。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

FAX  0120-565-154


<http://www.agilent.com/chem/jp>

## アクティビティログを確認するには

- 1)【Agilent OpenLAB コントロールパネル】画面>【ナビゲーション】パネル>【管理】タブをクリックします。
- 2)【ナビゲーション】パネル>【システムアクティビティログ】項目をクリックして、右画面に表示される内容を確認します。

## アクティビティログを検索するには:

- 1)【ナビゲーション】パネル>【システムアクティビティログ】項目をクリックします。
- 2)【フィルタ】の文字行をクリックしてパラメータを展開します。

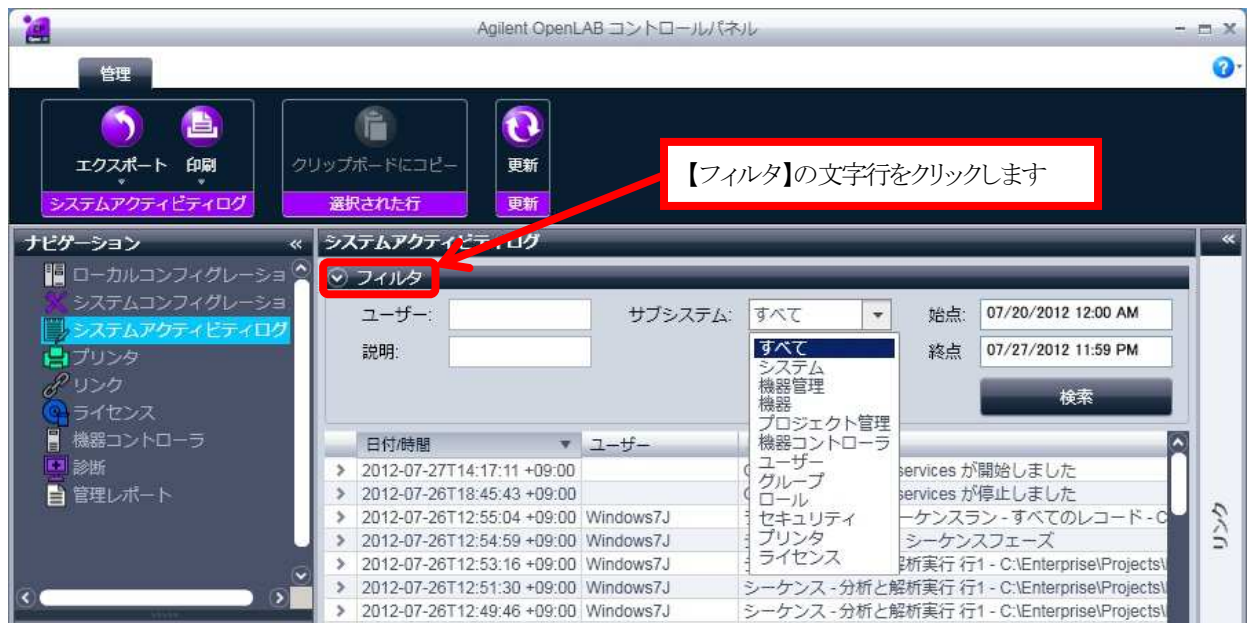

- 3)【ユーザー】、【説明】、【サブシステム】、【始点】、【終点】ボックスに情報を入力して、検索内容を定義します。

### 【フィルタ】の設定情報

ユーザー:	アクティビティ実行のユーザー名	説明:	アクティビティ内容の説明
サブシステム:	アクティビティイベントの分類		
すべて:	すべての内容を表示します	システム:	OpenLAB システムソフトウェア動作
機器管理:	機器コンフィグレーションの管理	機器:	機器情報(全機器まとめてとなります)
プロジェクト管理:	プロジェクトの管理	機器コントローラ:	機器コントローラ動作
ユーザー:	ユーザー管理	グループ:	グループ管理(全グループまとめて)
ロール:	ロール管理	セキュリティ:	セキュリティポリシー管理
プリンタ:	プリンタ管理	ライセンス:	ライセンス管理
始点:	ログ抽出開始日時	終点:	ログ抽出終了日時

- 4)【検索】をクリックします。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>

**アクティビティログをエクスポートするには:**

- 1)【ナビゲーション】パネル>【システムアクティビティログ】項目をクリックします。
- 2)エクスポートするアクティビティログ内容を検索して表示します。
- 3)【システムアクティビティログ】ツールバー>【エクスポート】アイコンをクリック>【サマリーをエクスポート】(デフォルトの画面表示内容)または【詳細をエクスポート】(ログ内容行の左側アイコン表示がV状態の時の内容)を選択します。
- 4)【名前を付けて保存】ダイアログボックスにて、アクティビティログの保存先のフォルダを選択し、ファイル名を入力し【保存】をクリックします。

**アクティビティログを印刷するには:**

- 1)【ナビゲーション】パネル>【システムアクティビティログ】項目をクリックします。
- 2)印刷するアクティビティログ内容を検索して表示します。
- 3)【システムアクティビティログ】ツールバー>【印刷】>【サマリーを印刷します】または【詳細を印刷します】を選択します。
- 4)【プレビュー画面】の印刷アイコン(左側のプリンタアイコン)をクリックします。

**クリップボードを使用するには:**

- 1)【ナビゲーション】パネル>【システムアクティビティログ】項目をクリックします。
- 2)コピーするアクティビティログ内容を検索して表示します。
- 3)【システムアクティビティログ】ツールバー>【クリップボードにコピー】をクリックします。  
(この機能は、1行分のみです)

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>