


MSDにて通信ができないときには

>MSは他のセッションにロックされています

>MSDケミステーション / MSD IP アドレス XXX.XXX.XXX.XXXの応答がありません。

上記のような表示が出た場合は以下の操作をしてMSDスマートカードの再起動をおこないます。

- 1) 【拡張データ解析画面】、【機器コントロール】画面が閉じられていることを確認します。
タスクバーにもアイコン化されたものが残っていないことを確認します。(下記画面状態)

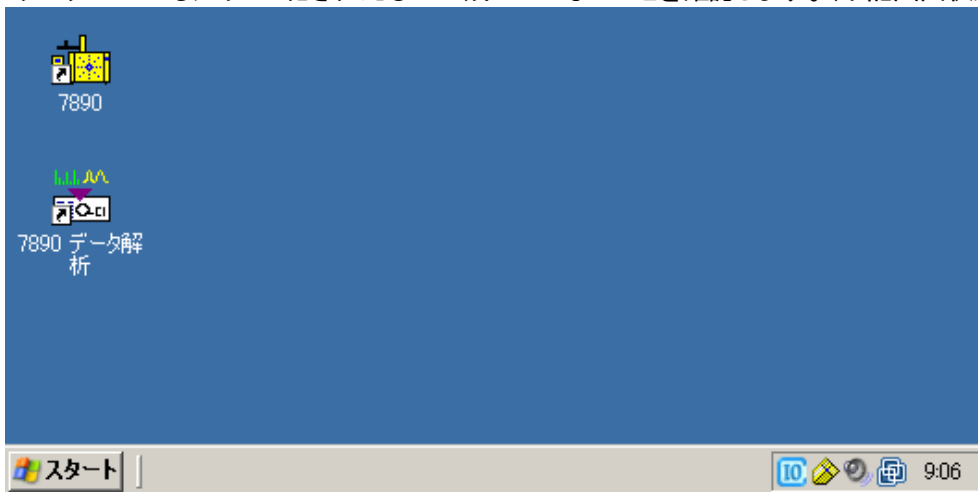

PCを再起動したままの状態、

【拡張データ解析画面】、【機器コントロール】を立ち上げる前の状態に

しておくことをお勧めします。

- 2) 5975MSD本体のキーボード操作でMSDをリセットします。下図の部分から操作します。



3) 5975MSD本体のキーボード操作でMSDをChemStationコントロールから切り離します。

+ ChemStation

「ChemStation Menu」が表示されるまで【Menu】キーを押します。

Release ChemStation?

「Release Chemstation ?」が表示されるまで【Item】キーを押します。
表示されたところで、【Yes/Select】キーを押します。

Instrument already
unlocked

「Instrument already / unlocked」と表示されれば4) にすすみます。

ChemStation busy...
try again

「ChemStation busy... / try again」が表示された場合は、
MSDの電源を入れ直すしかないため、6) にすすみます。

4) 5975MSD本体のキーボード操作でMSDをリセットします。

+ Controller

「Controller」メニューが表示されるまで【Menu】キーを押します。

Reboot Controller?

「Reboot controller?」が表示されるまで【Item】キーを押します。
表示されたところで【Yes/Select】キーを押します。


(reboot...)

「(reboot...)」と数秒表示されたのち5) の状態にすすみます。

ChemStation present.
Reboot rejected.

「ChemStation present / Reboot rejected」と表示された場合は、
MSDの電源を入れ直すしかないため、6) にすすみます。


- 5) スマートカードが再起動され、MSD本体表示部に下図の一連のメッセージが表示されます。メッセージの最後に「not ready」と表示されるまで待ちます。

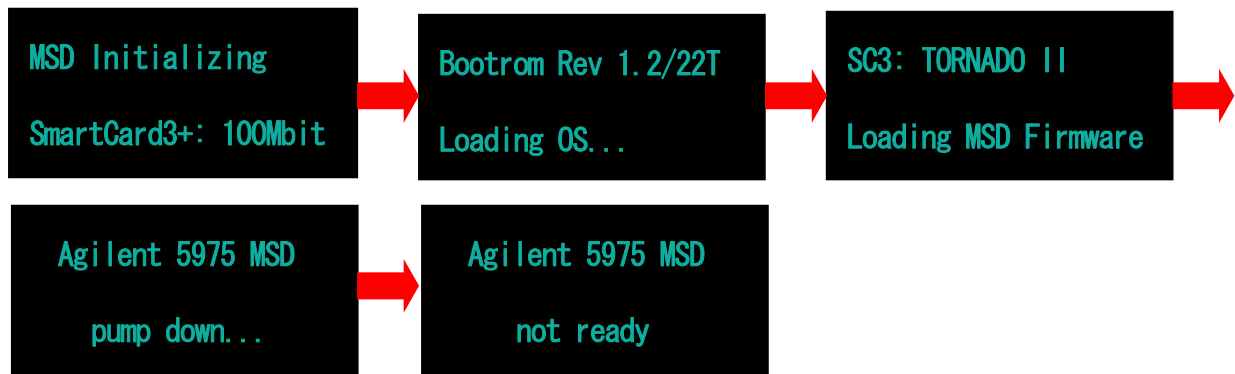

- 6) 上記操作ができない場合は、MSD本体の電源スイッチ《2）の左図参照》を押してOFFにし、3秒経過後（それ以上はしないでください）にONにしてください。

その後、前ページの5)の図と同じように、一連のメッセージが表示されます。メッセージの最後に「not ready」と表示されるまで待ちます。

- 7) ケミステーションを立ち上げて、5975と通信が出来ることを確認します。下図の画面が出てくれば、通信は正常です。「適用」ボタンをクリックし、実測温度が上昇していくことを確認しましたら、「OK」ボタンをクリックします。

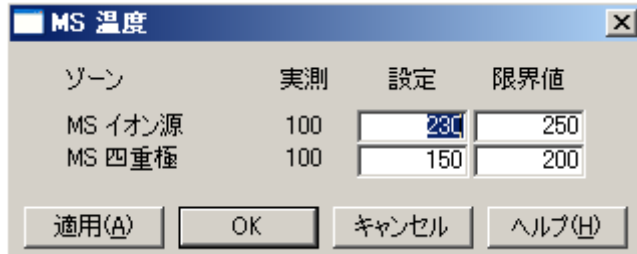

- 8) これで測定が出来る状態になりました。温度が安定するまで1時間ほど待ってから測定をすることが出来ます。

上記の操作をしても改善しない、手順がよくわからない等がございましたら
カスタムコンタクトセンター(電話番号 0120-477111)へ連絡ください。