


結果セットを異なるMethodで再計算する方法


1) 異なるmethodで計算させたい結果セットを選択します。



2) ケミステーションエクスプローラーの下タブをデータからメソッドに変更し、マスターメソッドのリストから、使用したいメソッドを上のシーケンスメソッドにドラッグして付け加えます (タブはデータを選択して戻しておきます)

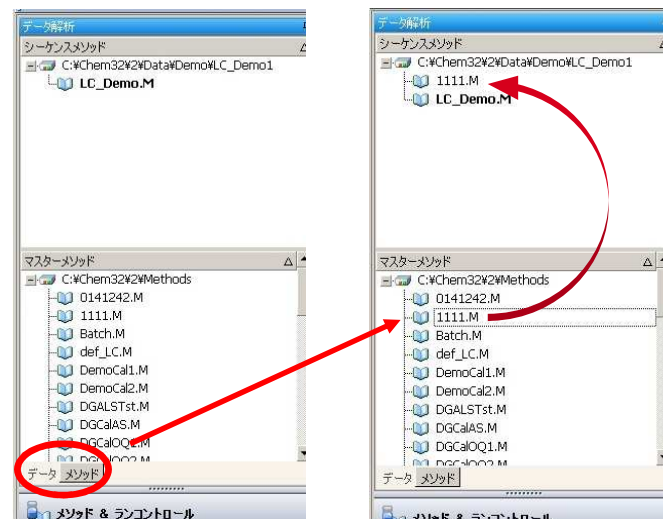

3) シーケンスメニューから「シーケンステーブル」を選択して解析のシーケンスを表示させ、解析メソッドを変更したいデータのメソッドを先ほど付け加えたmethodに変更し再解析を押します。

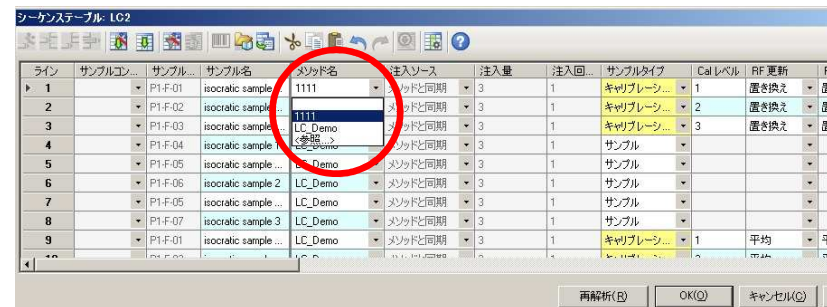

シーケンスが変更されているというメッセージが出ます。

「OK」を押せば、変更した内容にシーケンスがアップデートされ、再解析が実行されます。

