


Q ワークシートのロード時のフォルダを「DATA」以外に変更したい。

A 「Default Worksheet Path」を設定することで、ワークシートのロード時のフォルダを指定可能です。

SpectrAA ソフトウェアを起動します。①[ワークシート]をクリックします。②[新規]、[雛形から]、[開く]のどれかをクリックします。



通常であれば「DATA」フォルダが開きます。
ここでは他の任意のフォルダを指定する方法をご説明します。

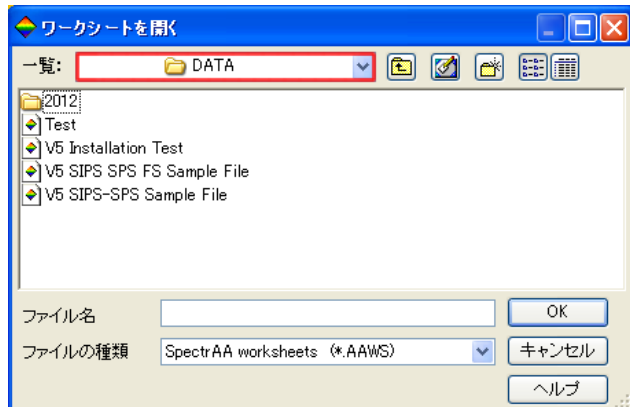

1. SpectrAA ソフトウェアを起動します。[管理]をクリックします。




2.[SpectrAA]をクリックします。





3.[Preferences]左の[+]をクリックします。

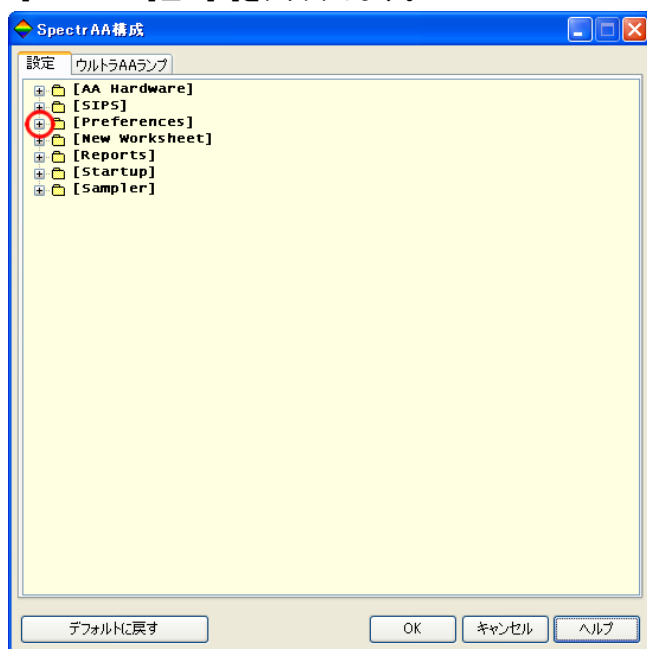


4. [Preferences]の下下の階層が表示されます。スクロールバーを下げます。(左図)

「defaultWorksheetPath」の□で囲ったパスが、ワークシートのロード時に開かれるフォルダです。(右図)


この□にパスを入力し、[OK]をクリックすることで変更が可能です。

SpectrAA ソフトウェアを再起動すると、次回から指定したフォルダが開きます。

ソフトウェアインストール時のデフォルトフォルダは「DATA」です。 C:\Varian\sp100\DATA

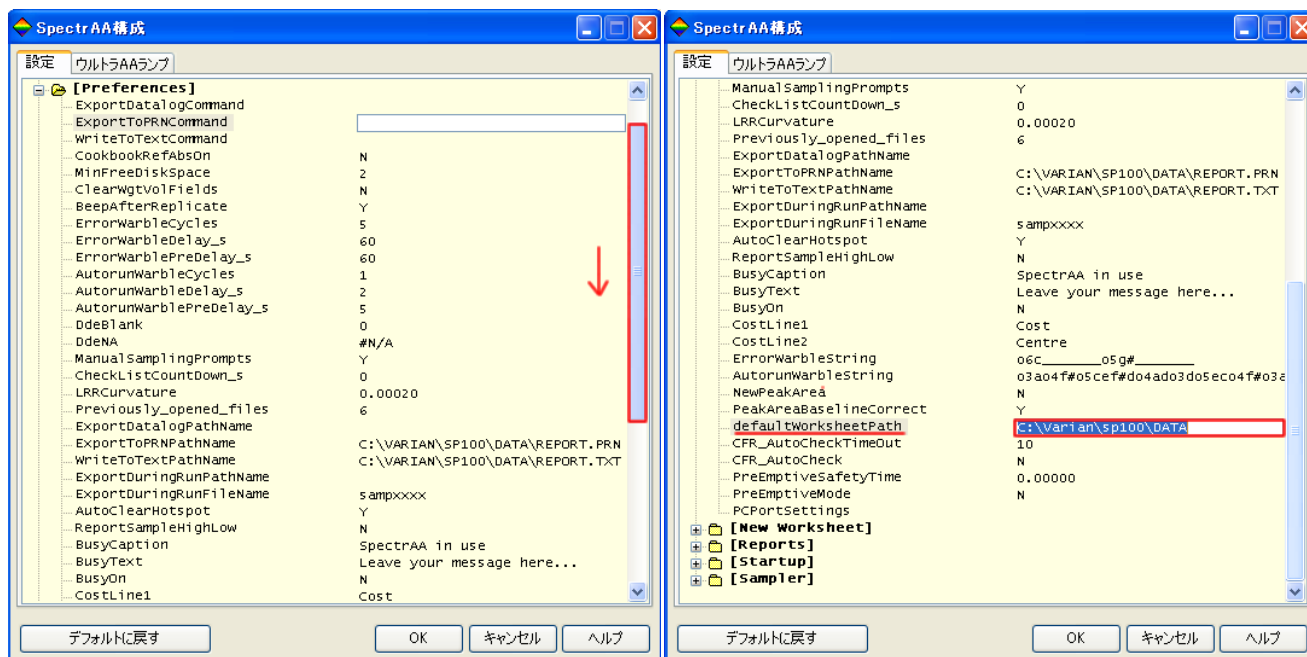

5.エクスプローラー上でパスを確認すると下記①の通りです。

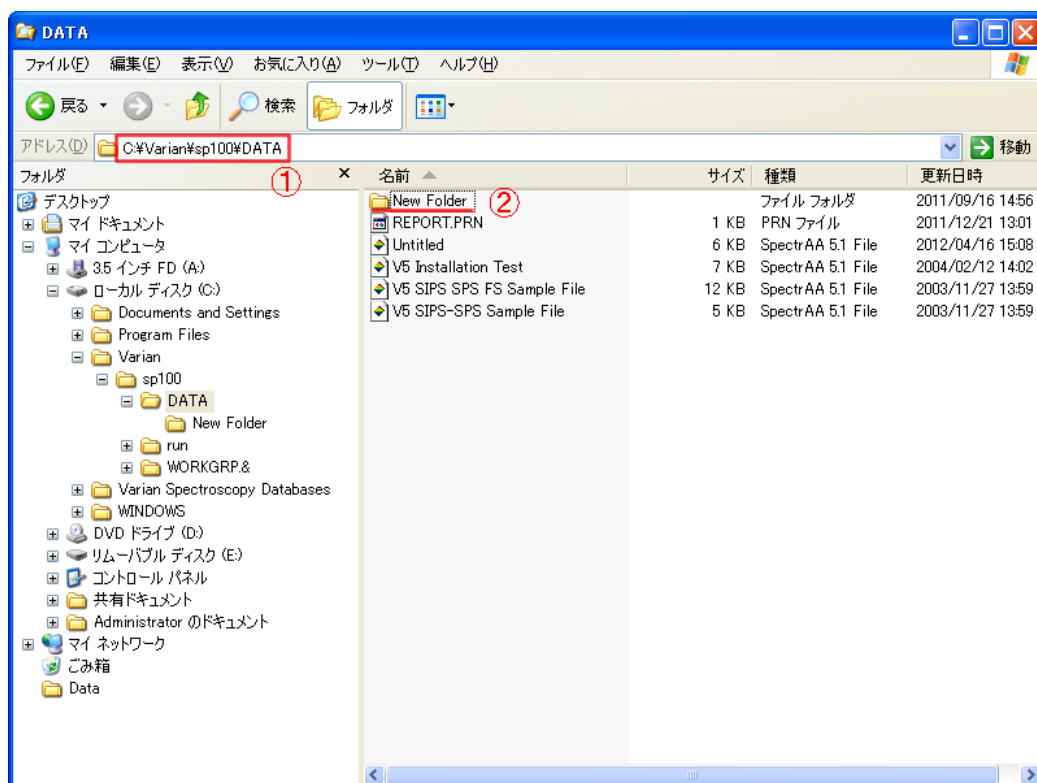

(例) DATA フォルダ内の②New Folder をロード時に開きたい場合は、

C:\Varian\sp100\DATA\New Folder

を「defaultWorksheetPath」に貼り付け、[OK]をクリックします。

SpectrAA ソフトウェアを再起動すると、次回から指定したフォルダが開きます。

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00～12:00,13:00～18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

FAX  0120-565-154

E-mail: email_japan@agilent.com

<http://www.agilent.com/chem/jp>